

VisiLED Series User Manual

DE | EN | FR

SCHOTT
glass made of ideas

Inhalt

1. Einleitung/Systembeschreibung	4
2. Controller	7
2.1 MC 1500	7
2.2 MC 1100	10
2.3 MC-D 1100	12
3. Bestimmungsgemäßer Gebrauch und wichtige Hinweise	14
4. Installation	16
4.1 Montagehinweis MC-D 1100	17
5. Inbetriebnahme	17
6. Bedienung MC 1100	17
6.1 Betriebsanzeige	17
6.2 Helligkeitseinstellung	17
6.3 Segmenteinstellung	18
6.4 Drehung und Rotation	18
7. Bedienung MC-D 1100	19
8. Bedienung MC 1500	20
8.1 Einheiten-Wahlschalter A/B	20
8.2 Segmenteinstellung	21
8.3 Helligkeitseinstellung	21
8.4 Drehung und Rotation	22
8.5 Speicherbereich und Stationstasten	23
8.6 Sonderfunktionen (Strobe-Betrieb, Trigger-Betrieb, Blitzbetrieb)	24
8.7 Steuerung per PC	27
9. UV Ringlicht	28
10. Zubehör: Fußschalter und Hell-Dunkelfeld-Adapterset	29
11. Wartung	30
12. Beheben von Störungen und Bedienfehlern	30
13. Technische Daten	35

1. Einleitung / Systembeschreibung

Die VisiLED-Serie ist ein innovatives LED Beleuchtungssystem. Speziell entwickelt für die Bereiche Stereomikroskopie und Makroskopie eröffnet es viele neue Möglichkeiten, das Objekt ins rechte Licht zu setzen.

Durch die hervorragende elektronische Ansteuerbarkeit der LEDs erlaubt die VisiLED-Serie eine Kontrastierung, die weit über die Möglichkeiten herkömmlicher Mikroskopbeleuchtungen hinausgeht. Intensives Kaltlicht gelangt punktgenau zum Objekt – infrarotfrei und von bester Weißqualität (Farbtemperatur ca. 5600 K)!

Das Beleuchtungssystem arbeitet dabei völlig geräusch- und vibrationslos; das erzeugte Licht ist rippel- und flickerfrei. Die Lichtleistung bleibt auch bei netzseitigen Schwankungen stabil.

Die VisiLED-Serie besteht aus folgenden Komponenten

- Controller MC 1500* für manuelle und PC-Ansteuerung, MC 1100 für manuelle Ansteuerung und MC-D 1100 zur Ansteuerung rein über Software und PC.
- Drei Hellfeld-Ringlichter für intensive Auflichtbeleuchtung (S80-25, S80-55, S80-65N-2) und ein Ringlicht mit reduziertem Außendurchmesser (S40-75).
- Ein besonders schlankes Ringlicht mit wechselbaren Hellfeld-Arbeitsabständen und Dunkelfeldadapter (Slim-Ringlight).
- Ein UV-/Hellfeld-Ringlicht zum elektronischen Umschalten zwischen Hellfeld und UV (S80-55 UV).
- Ein Dunkelfeld-Ringlicht für intensive Beleuchtung im Auflicht-Dunkelfeld (S40-10D).
- Ein Adapter zum Anschluss des Dunkelfeld-Ringlichts an Objektive mit Ø 66 mm und 70 mm.
- Ein Adapter-Set zur kombinierten Verwendung der LED-Hellfeld-Ringlichter (S80-25, S80-55) mit dem Auflicht-Dunkelfeld-Ringlicht.
- Zwei Durchlicht-Einrichtungen für Applikationen im Durchlicht-Hellfeld bzw. im Durchlicht-Dunkelfeld.
- Weiteres elektrisches und optisches Zubehör

Die Spannungsversorgung des Systems erfolgt durch ein elektronisches Schaltnetzteil mit Weitbereichseingang (100V bis 240V $\pm$ 10%). Passende Netzkabel sind in verschiedenen Länderausführungen als Zubehör erhältlich.

* (Deutsches Gebrauchsmuster DE 20304412.6)

Mit einem Controller MC 1500 können bis zu zwei VisiLED-Beleuchtungseinheiten angesteuert werden. Dies umfasst z. B. die Helligkeitseinstellung und die Anwahl von fünf Segmentmodi für jede Einheit, aber auch rotierende oder gepulste Beleuchtung.

Wesentliche Eigenschaften des VisiLED-Systems mit MC 1500 Controller

Das Beleuchtungssystem ermöglicht somit, das Licht von zwei verschiedenen LED-Beleuchtungen an einem einzigen Mikroskop zu kombinieren (z. B. „Auflicht-Hellfeld mit Auflicht-Dunkelfeld“ oder „Auflicht mit Durchlicht“): Beispielsweise kann zu einem einseitigen Auflicht eines Hellfeld-Ringlichts ein ebenfalls einseitiges oder auch voll angesteuertes Durchlicht hinzugemischt werden.

Durch synchrone Ansteuerung der angeschlossenen VisiLED-Beleuchtungen gewährleistet der MC 1500, dass die Charakteristik des eingestellten Mischlichts im Rotations-, Strobe-, Trigger- oder Blitz-Betrieb erhalten bleibt:

- Der Rotations-Betrieb erhöht den Eindruck der Dreidimensionalität strukturierter Objekte, besonders beim Betrachten am Monitor.
- Der Strobe-Betrieb dient der Erzeugung „eingefrorener Bilder“ von periodisch bewegten Objekten, z. B. rotierender Lüfter.
- Im Trigger-Betrieb können durch externe Steuersignale (Trigger-Signale) Lichtpulse ausgelöst werden. So wird die LED-Beleuchtung z. B. von einem externen Machine Vision System nur dann aktiviert, wenn ein Bild von einem Objekt aufzunehmen ist.
- Im Blitzbetrieb kann das eingestellte Mischlicht durch einen intensiven Einzelpuls kurzzeitig verstärkt werden, um die Belichtungszeiten einer angeschlossenen Fotoeinrichtung zu verringern – das Mischlicht „blitzt“.

Der LED Controller MC 1500 verfügt über Speicherstationen zum Abspeichern des eingestellten Mischlichts und macht so das schnelle Umschalten zwischen mehreren Mischlichtzuständen möglich.

Jede gespeicherte Einstellung kann über Stationstasten oder Fußschalter schnell und reproduzierbar wieder aufgerufen werden. Die Speicherbelegung bleibt im MC 1500 permanent verfügbar – auch nach Aus- und Einschalten des Controllers oder zwischenzeitlicher Trennung der Einheit vom Stromnetz!

Der MC 1500 verfügt darüber hinaus über ein Interface zum Anschluss eines Computers. Somit können Befehle zur Einstellung der LED-Beleuchtungen vom Computer an die Steuereinheit übertragen werden. Durch Speicherung der Befehlssätze im PC lassen sich beliebig viele Mischlichtkonfigurationen dauerhaft archivieren und im Bedarfsfall zum MC 1500 herunterladen.

Das VisiLED-System ist mit einem Thermowächter ausgestattet: Die LED-Temperaturen in jeder Beleuchtungseinheit werden kontinuierlich vom Controller überwacht. Bei Überschreitung der erlaubten Werte wird die betreffende LED-Einheit abgeschaltet. Der Thermowächter gewährleistet lange Lebensdauer der LED-Beleuchtungseinheiten – auch bei maximaler Helligkeitseinstellung.

Wesentliche Eigenschaften des VisiLED-Systems mit MC 1100

Mit dem MC 1100 Controller kann jeweils eine VisiLED-Beleuchtungseinheit angesteuert werden.

Die wichtigsten Beleuchtungsparameter Helligkeitseinstellung, Anwahl von fünf Segmentmodi und rotierende Beleuchtung in beide Richtungen können durch übersichtlich angeordnete Drehknöpfe ergonomisch und intuitiv gesteuert werden.

Bei Bedarf kann über einen ESD-Anschluss das komplette Beleuchtungssystem geerdet werden.

Das VisiLED-System ist mit einem Thermowächter ausgestattet: Die LED-Temperaturen in jeder Beleuchtungseinheit werden kontinuierlich vom Controller überwacht. Bei Überschreitung der erlaubten Werte wird die betreffende LED-Einheit abgeschaltet. Der Thermowächter gewährleistet lange Lebensdauer der LED-Beleuchtungseinheiten – auch bei maximaler Helligkeitseinstellung.


Wesentliche Eigenschaften des VisiLED-Systems mit MC-D 1100

Mit dem MC-D 1100 Controller kann jeweils eine VisiLED-Beleuchtungseinheit angesteuert werden.

Der MC-D 1100 dient als Steuereinheit zwischen Beleuchtungseinheit und einem Computer. Optional ist eine Ansteuerung über Bluetooth vorgesehen. Über den MC-D 1100 können Befehle zur Einstellung der LED-Beleuchtungen vom Computer an die Steuereinheit übertragen werden. Eine manuelle Steuerung ist nicht möglich!


Das VisiLED-System ist mit einem Thermowächter ausgestattet: Die LED-Temperaturen in jeder Beleuchtungseinheit werden kontinuierlich vom Controller überwacht. Bei Überschreitung der erlaubten Werte wird die betreffende LED-Einheit abgeschaltet. Der Thermowächter gewährleistet lange Lebensdauer der LED-Beleuchtungseinheiten – auch bei maximaler Helligkeitseinstellung.

2. Controller
2.1 MC 1500

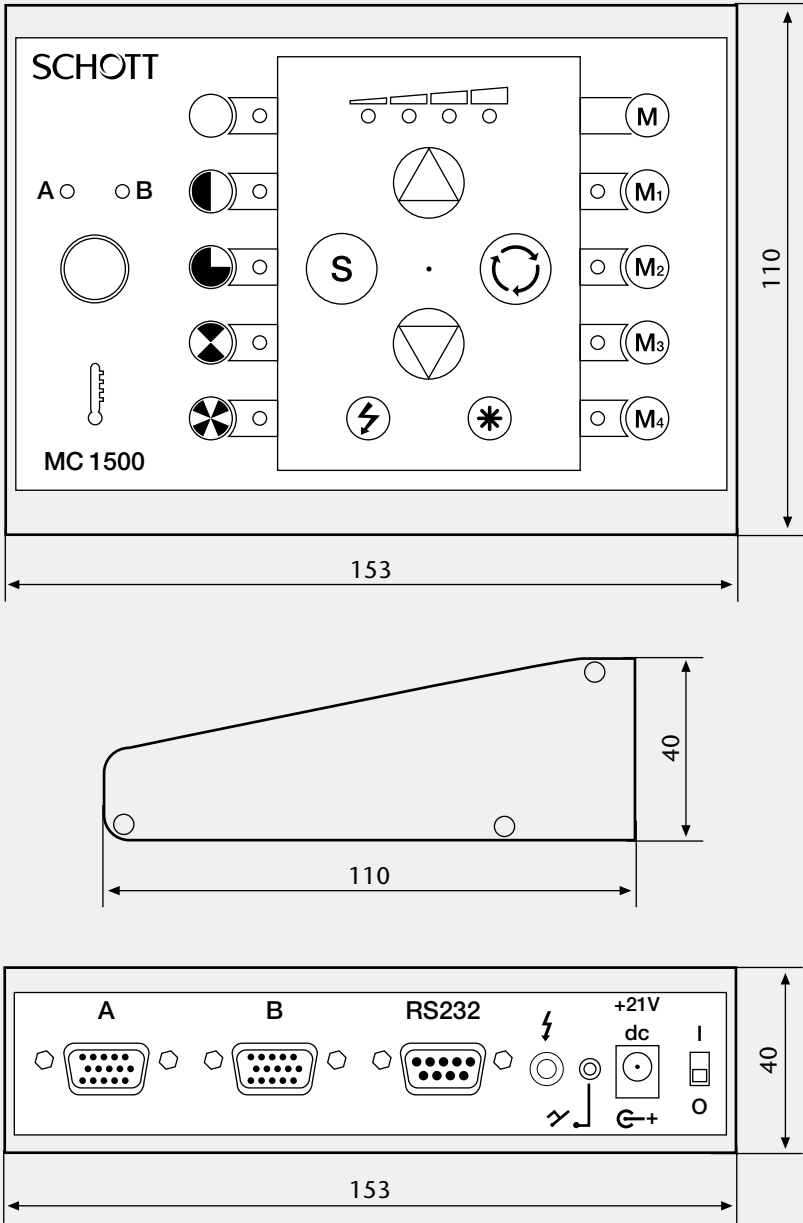

in mm

Bedienelemente

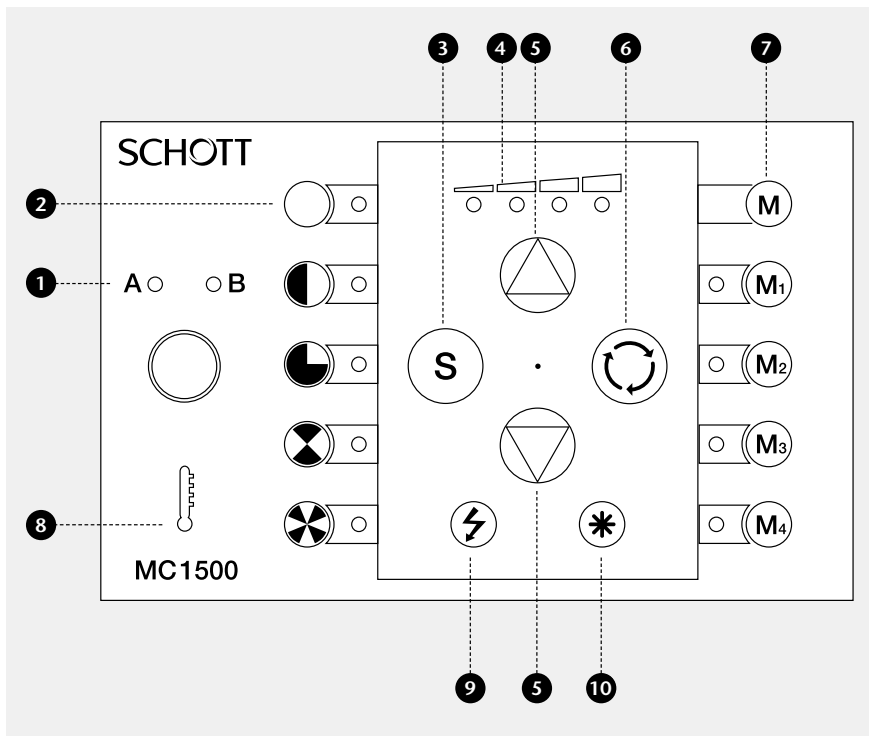


Einige Sonderfunktionen wie z. B. Blitzbetrieb sind nur über den PC einstellbar.

- 1 Einheiten-Wahlschalter mit LED-Anzeige A/B**
Nur die mittels (1) angewählte Beleuchtungseinheit A/B kann per Tastatur eingestellt werden! Die LED-Indikatoren des MC 1500 zeigen nur die Einstellungen der angewählten Einheit an. Die alleinige Betätigung des Wahlschalters (1) hat keine Auswirkung auf die Beleuchtung.
- 2 LED-Anzeige Segmenteinstellung**
Zeigt die aktuelle Segmenteinstellung der angewählten Beleuchtungseinheit A/B.
- 3 Select-Taste zur Segmenteinstellung**
Anwahl der Segmenteinstellung der angewählten Einheit A/B.
- 4 LED-Anzeige Helligkeitseinstellung**
Zeigt die relative Helligkeit der angewählten Einheit A/B an.
- 5 Drucktasten zur Helligkeitseinstellung**
Drucktasten zur Erhöhung/Reduzierung der Helligkeit der angewählten Einheit A/B. Bei aktiviertem Strobe-Modus und im Trigger-Betrieb haben die Tasten (5) Sonderfunktionen (s. Kapitel 8.6).
- 6 Drucktaste Einzelschritt- und Dauerrotation**
Einzelschrittrotation der angewählten Einheit A/B durch Antippen der Taste (6). Dauerrotation „An/Aus“ der angewählten Einheit A/B durch Halten der Taste (6) über 2 s. Synchroner Einzelschritt- bzw. Dauerrotation der Beleuchtungseinheiten A und B „An/Aus“ durch Antippen bzw. Halten der Tastenkombination (10) + (6). Bei der synchronen Rotation wird die eingestellte Mischlichtcharakteristik beibehalten.
- 7 Speicherbereich**
Stationstasten M1 bis M4 zum Aufruf gespeicherter Beleuchtungszustände. Tastenkombination (M) + (M1) bis (M) + (M4) zum Speichern des aktuell eingestellten Mischlichts.
- 8 Thermowächter**
Warnung vor erhöhter Temperatur der Beleuchtungseinheit A/B durch Blinken der roten LED (8). Bei Überschreitung der erlaubten Maximaltemperatur Abschaltung der betreffenden LED-Einheit und Dauerlicht der Anzeige (8).
- 9 Drucktaste „Strobe“**
Aktivierung/Deaktivierung des Strobe-Modus für die angewählte Beleuchtungseinheit A/B. Sonderfunktionen bei aktiviertem Strobe-Modus:
Tasten (5): Einstellung Strobe-Frequenz;
Tastenkombination (10) + (5): Einstellung Strobe-Pulsdauer
- 10 Funktionstaste „Stern“**
Funktion nur in Tastenkombination mit anderen Tasten.
- 9 10 Tastenkombination „Trigger-Betrieb“**
Aktivierung/Deaktivierung des Trigger-Betriebes für die angewählte LED-Einheit. Sonderfunktionen bei aktiviertem Trigger-Betrieb:
Tasten (5): Einstellung der Zeitdauer zwischen externem Triggerpuls und Lichtpuls.


Änderungen vorbehalten

Anschlüsse Geräterückseite

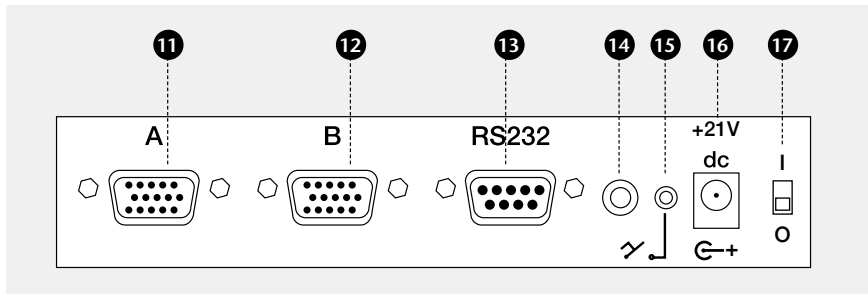


- ⑪ Anschluss Beleuchtungseinheit A
- ⑫ Anschluss Beleuchtungseinheit B
- ⑬ Anschluss RS232-Kabel oder
USB1.1-to-RS232- Konverter (Zubehör)
Ermöglicht Steuerung des MC 1500 per
Computer.
- ⑭ Anschluss Blitz-Synchronkabel (Zubehör)
Ermöglicht Trigger-Betrieb und Blitz-Betrieb.
- ⑮ Anschluss Fußschalter (Zubehör)
Ermöglicht Aufrufen der Speicherpositionen
per Fußschalter.
- ⑯ Anschluss Schaltnetzteil
- ⑰ Ein-/Ausschalter

2.2 MC 1100

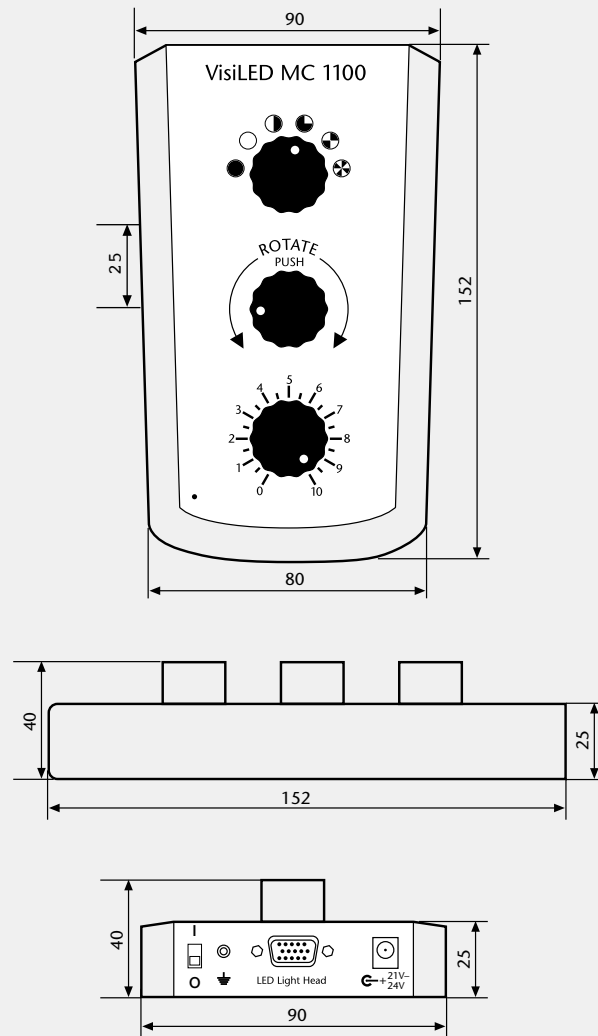


in mm

Bedienelemente

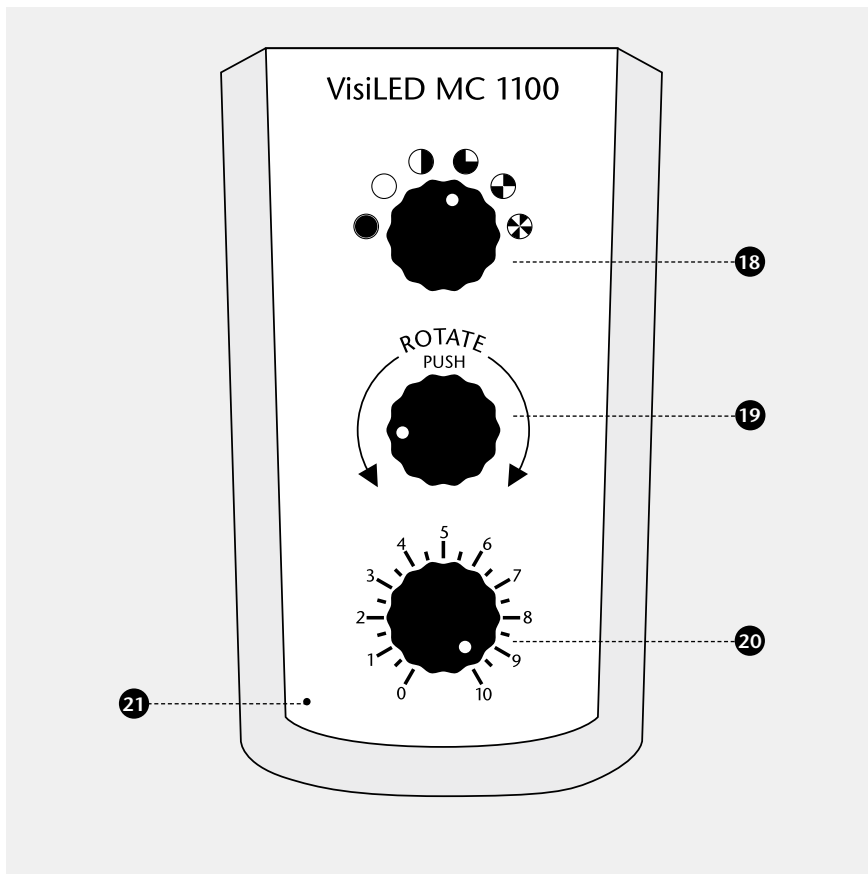


- 18 Drehregler Segmenteinstellung**
Drehregler zur Segmenteinstellung der angeschlossenen Beleuchtungseinheit.
- 19 Drehregler Rotation**
Drehregler zur Segmentrotation in beide Richtungen, Drücken über 1 s: Dauerrotation, Drücken über 5 s: Einstellung der Rotationsgeschwindigkeit.
- 20 Drehregler Helligkeitseinstellung**
Drehregler zur Einstellung der Helligkeit der angeschlossenen Beleuchtungseinheit.
- 21 Betriebsanzeige**

Anschlüsse Geräterückseite

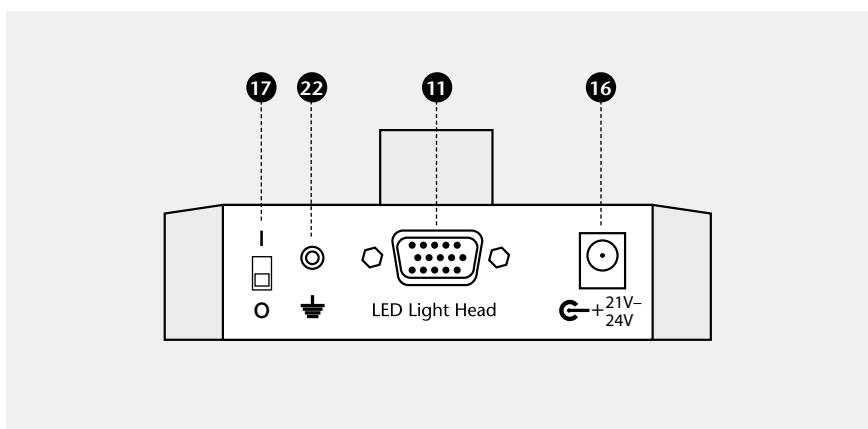

- 11 Anschluss Beleuchtungseinheit**
- 16 Anschluss Schaltnetzteil**
- 17 Ein-/Ausschalter**
- 22 Anschluss Erdung**

2.3 MC-D 1100

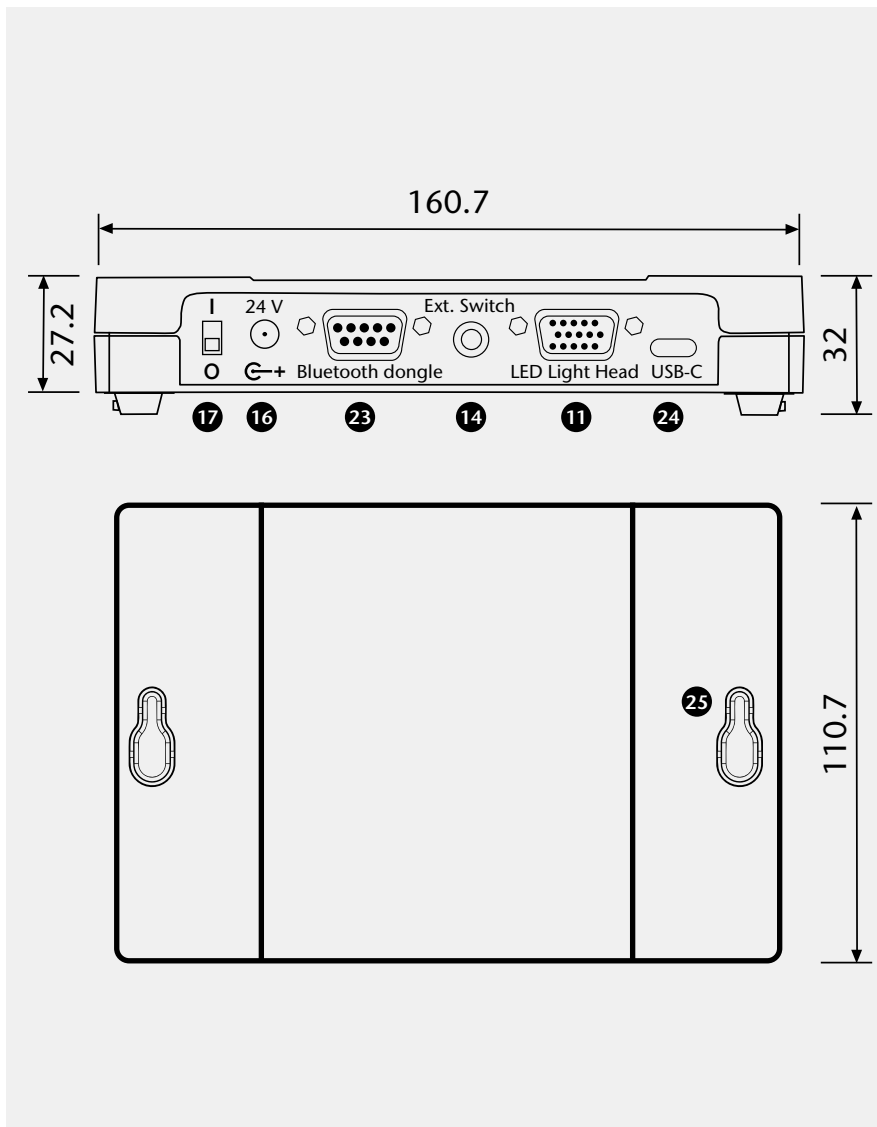

Bedienelemente

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 17 Ein-/Ausschalter 16 Anschluss Schaltnetzteil 23 Anschluss Bluetooth Dongle
Ermöglicht die Ansteuerung des MC-D 1100 über einen optional erhältlichen Bluetooth Dongle 14 Anschluss für externen Trigger | <ul style="list-style-type: none"> 11 Anschluss Beleuchtungseinheit 24 USB-C Anschluss
Ermöglicht die Steuerung des MC-D 1100 per Computer 25 Langlöcher
Ermöglicht die Montage an der Wand oder das Stapeln mehrerer Controller |
|---|---|

Gehäuseunterseite



26 Klemmrastung
Ermöglicht das Stapeln mehrerer Controller

27 Füße

3. Bestimmungsgemäßer Gebrauch und wichtige Hinweise

Verwendete Symbole

Symbol Bedeutung



Warnung vor einer Gefahrenstelle
(Achtung, Dokumentation beachten)



Aus



Ein

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das System VisiLED-Serie ist ein innovatives LED Beleuchtungssystem. Es wurde für die Bereiche Stereomikroskopie und Makroskopie entwickelt. Das System ist für den Einsatz in Industrie, Labor und Medizin vorgesehen*. Im Bereich Medizin ist das System zur Ausleuchtung von Beobachtungsfeldern ohne mittelbaren oder unmittelbaren Patientenkontakt bestimmt.

Sicherheitshinweise



Bitte lesen und beachten Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig. Die Sicherheit des Gerätes ist bei Nichtbeachtung nicht gewährleistet.

- Gemäß der Norm EN 62471 handelt es sich bei den LED-Beleuchtungen der VisiLED-Serie um Produkte der Klasse 1.
- Das Beleuchtungssystem VisiLED-Serie erfüllt die Bestimmungen folgender Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft:
2014/35/EU (Niederspannungsrichtlinie)
EMV Directive 2014/30/EU (EMV-Richtlinie)
2011/65/EU (RoHS-Richtlinie)
Die Übereinstimmung des Beleuchtungssystems mit den grundlegenden Anforderungen obiger Richtlinien wird durch die technische Dokumentation sowie die vollständige Einhaltung folgender Normen nachgewiesen:
EN 61010-1:2010
EN 62471:2008
EN 61326-1:2013
- LEDs zeichnen sich durch eine sehr hohe Leuchtdichte aus. Vermeiden Sie daher unbedingt das direkte Einblicken in die LEDs, wenn die Beleuchtung eingeschaltet ist (Gefahr von Augenverletzungen)!
- Um eine unnötige Belastung Ihres Objektes durch Beleuchtung mit sichtbarem Licht zu vermeiden, reduzieren Sie die Helligkeit und Dauer der Beleuchtung auf das unbedingt erforderliche Maß.
- Das Gerät darf nur mit den von SCHOTT vorgeschriebenen Schaltnetzteilen und Netzkabeln betrieben werden – nur dann ist der einwandfreie Betrieb und die Normenkonformität gewährleistet!
- Bitte achten Sie unbedingt darauf, dass das Schaltnetzteil nur mit der vorgeschriebenen Netzspannung betrieben wird. Schließen Sie das Gerät nur an Steckdosen mit Schutz Erde an. Nähere Angaben zum Schaltnetzteil entnehmen Sie bitte Kapitel 13, technische Daten.
- Das Netzkabel darf nicht durch Kabel mit unzureichenden Nennwerten ersetzt werden.
- Das Zuleitungskabel darf eine Länge von 3 m nicht überschreiten.

* Ein individuelles Spektrum ihrer Lichtquelle erhalten Sie unter info.microscopy@schott.com

- Bei unzureichender Kühlung schaltet der integrierte Thermowächter die betreffende Beleuchtungseinheit zum Schutz der LEDs vorübergehend aus.
- Das Beleuchtungssystem ist nur für den Betrieb in trockenen Räumen entwickelt worden.
- Das System ist nicht für den Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen geeignet.
- Der Stecker des Netzteils dient als allpolige Trennvorrichtung und muss jederzeit leicht erreichbar sein. Eine sichere Trennung vom Stromversorgungsnetz erfolgt nur durch Ziehen des Netzsteckers.
- Zum Systemaufbau, -abbau oder -umbau bitte stets den Controller ausschalten und den Netzstecker ziehen.
- Aus Gründen der Energieersparnis empfehlen wir, das Schaltnetzteil durch Ziehen des Netzsteckers von der Versorgungsspannung zu trennen, wenn das VisiLED-System nicht im Gebrauch ist.
- Weder das Schaltnetzteil noch die LED Controller oder Beleuchtungseinheiten dürfen geöffnet oder demontiert werden. Technische Änderungen sind unbedingt zu unterlassen. Reparaturen dürfen nur durch den Hersteller oder durch von ihm autorisierte Kundendienststellen durchgeführt werden.
- Eine Überprüfung des sicheren Zustands nach der Reparatur ist durchzuführen.
- Bitte gewährleisten Sie jedem Bediener des Systems den raschen Zugriff auf diese Gebrauchsanweisung.
- Für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanweisung entstehen, haftet der Hersteller nicht.

Wichtige Hinweise



- Die LED-Durchlichtbasis wurde zum Betrieb in einem Mikroskopstativ oder einer anderen metallischen Wärmesenke entwickelt.
- Wird die Durchlichtbasis ohne Wärmesenke betrieben, so kann sich das Metallgehäuse auf ca. 45°C erwärmen. Die Diffusorscheibe und somit das Objektfeld erwärmt sich dabei aber nicht in gleichem Maße.
- Die genannte Gehäusetemperatur kann bei zufälliger Berührung als unangenehm empfunden werden, ist aber sicherheitstechnisch unbedenklich.

Hinweise zum Betrieb der LED-Durchlichtbasis für Durchlicht-Hellfeld

Das UV-/Hellfeld-Ringlicht S80-55 UV ist für den Einsatz in Industrie und Labor vorgesehen. Es wurde für die Bereiche Stereomikroskopie und Makroskopie entwickelt. Es fällt gemäß IEC 62471 in die Risikoklasse 3 und emittiert im UV-Modus UV-A Licht der Wellenlängen 340-420 nm.

Hinweise UV Ringlicht

Schauen Sie niemals direkt in die angeschalteten UV-LEDs!
Bitte während des Betriebes eine geeignete UV-Schutzbrille und geeigneten Hautschutz (Handschuhe) tragen.

Sicherheitshinweise



Das UV-/Hellfeld-Ringlicht S80-55 UV ist mit einem UV-Sperrfilter (435LP) ausgestattet, der den Schutz der Augen bei Betrachtung der Probe durch die Okulare des Mikroskopes gewährleistet. Dieser darf daher nicht entfernt werden!
Für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanweisung entstehen, haftet der Hersteller nicht.

4. Installation

Systemaufbau, -abbau oder -umbau darf nur bei ausgeschaltetem LED-Controller (Ein-/Ausschalter (17) in Position **O**) und gezogenem Netzstecker erfolgen.

Das Gerät darf nur mit der vorgeschriebenen Netzspannung und mit den von SCHOTT vorgeschriebenen Schaltnetzteilen und Netzkabeln betrieben werden.

MC 1100

Bei Verwendung des MC 1100 schließen Sie bitte zunächst die LED-Beleuchtungseinheit an die Anschlussbuchse (11) des Controllers an. Den angeschlossenen Stecker bitte über die zwei Befestigungsschrauben fixieren. Verbinden Sie dann das Schaltnetzteil mit Buchse (16). Erst zum Schluss das Netzkabel an die Netzsteckdose anschließen (erlaubte Versorgungsspannung siehe Kapitel 13, technische Daten).

MC-D 1100

Bei Verwendung des MC-D 1100 schließen Sie bitte zunächst die LED-Beleuchtungseinheit an die Anschlussbuchse (11) des Controllers an. Den angeschlossenen Stecker bitte über die zwei Befestigungsschrauben fixieren. Über USB verbinden Sie den Controller mit dem Computer. Hierzu verbinden Sie das mitgelieferte USB-C Kabel mit der USB-C Buchse (24) des Controllers und das andere Ende mit Ihrem PC.

Bei Bedarf einen externen Trigger an den Trigger-Anschluss (14) des MC-D 1100 anschließen. Anschließend verbinden Sie das elektronische Schaltnetzteil mit der Buchse des MC-D 1100 und das 3-polige Netzkabel mit der Eingangsseite des Schaltnetzteils. Nach Abschluss des Systemaufbaus das Netzkabel an die vorgeschriebene Netzspannung (siehe Kapitel 13, technische Daten) anschließen.

MC 1500

Der Speichercontroller MC 1500 erlaubt den Anschluss von bis zu zwei VisiLED-Beleuchtungseinheiten. Bitte verbinden Sie zunächst die LED-Beleuchtung(en) mit den Anschlussbuchsen (11) bzw. (12) des LED Controllers. Die angeschlossenen Stecker bitte über die zwei Befestigungsschrauben fixieren.

Soll ein PC angeschlossen werden, bitte das mitgelieferte RS232-Kabel oder den USB1.1-RS232-Konverter (Zubehör) an die Buchse (13) des Controllers MC 1500 anschließen und über die Befestigungsschrauben fixieren. Die andere Seite des RS232-Kabels bzw. des Konverters gemäß der Bedienungsanleitung Ihres Computers an eine freie RS232- bzw. USB-Schnittstelle des Computers anschließen. Zur Installation der Bediensoftware zum MC 1500 beachten Sie bitte die Installationshinweise auf der beiliegenden CD-ROM.

Bei Bedarf den Fußschalter (Zubehör) an den Anschluss (15) des MC 1500 anschließen.

Anschließend verbinden Sie bitte das elektronische Schaltnetzteil mit der Buchse (16) des MC 1500 und das 3-polige Netzkabel mit der Eingangsseite des Schaltnetzteils. Nach Abschluss des Systemaufbaus das Netzkabel an die vorgeschriebene Netzspannung (siehe Kapitel 13, technische Daten) anschließen.

Da über den MC-D 1100 keine manuelle Bedienung der Beleuchtungseinheit möglich ist, kann dieser auch außerhalb des Mikroskopaufbaus platziert bzw. montiert werden. Das Gehäuse des MC-D 1100 bietet die Möglichkeit, sowohl mehrere Controller aufeinander zu stecken, als auch die Möglichkeit der Wandmontage. Zur Wandmontage die auf der Oberseite des Controllers vorgesehenen, am Rand perforierten Lochstopfen der Langlöcher herausbrechen. Diese dienen dann zur Aufnahme entsprechend an der Wand montierter Kopfschrauben. Zum Stapeln mehrerer Controller zunächst die die auf der Oberseite des Controllers vorgesehenen, am Rand perforierten Lochstopfen herausbrechen. Der nächste Controller kann dann nach Entfernen der aufgeklebten Gummifüße mit Hilfe der Laschen auf der Unterseite des Controllers über Rastung oben aufgesteckt werden. Alle Einheiten müssen aber auch bei Stapelmontage jeweils separat mit Strom versorgt werden. Für die Verbindung von Beleuchtungseinheit und MC-D 1100 ist optional ein zwei Meter langes Verlängerungskabel erhältlich (Artikelnummer: 400.031).

Das Ein-/Ausschalten des Systems erfolgt durch Betätigung des Ein-/Aus-schalters (17).

Stellung **O**: Das Gerät ist ausgeschaltet.

Stellung **I**: Das Gerät ist eingeschaltet.

Die Ausgangsspannung des elektronischen Schaltnetzteils ist stabilisiert. Dies sorgt für stabile Lichtleistung, unabhängig von netzseitigen Schwankungen. Das entstehende LED-Licht ist rippelfrei.

Bei eingeschaltetem Controller leuchtet die Betriebsanzeige (21) grün.

Der MC 1100 ermöglicht eine stufenlose Helligkeitseinstellung der angeschlossenen LED-Beleuchtungseinheit. Zum Erhöhen der Helligkeit wird der untere Drehknopf (20) im Uhrzeigersinn gedreht.

Für erhöhte Reproduzierbarkeit ist der Einstellungsbereich zwischen den beiden Endanschlüssen bei 0% und 100% Intensität zusätzlich mit 19 Teilstrichen versehen, d. h., die Skalierung reicht von 0 bis 10 mit jeweils einem weiteren Teilstrich.

4.1 Montagehinweis MC-D 1100

5. Inbetriebnahme

6. Bedienung MC 1100

6.1 Betriebsanzeige

6.2 Helligkeitseinstellung

6.3 Segmenteinstellung

Alle VisiLED-Beleuchtungseinheiten können vom MC 1100 Controller segmentweise angesteuert werden.

Bei Abstimmung der Segmenteinstellung auf das betrachtete Objekt lässt sich eine Objektkontrastierung erreichen, die den Kontrast bei Beleuchtung mit einer nichtsegmentierten Beleuchtungseinheit weit übertrifft. Die unterschiedlichen Segmentmodi werden durch Betätigen des Drehknopfs (18) eingestellt. Dabei rastet dieser in der jeweiligen Stellung ein. Mit dem MC 1100 können die VisiLED-Beleuchtungseinheiten im Vollkreis-, Halbkreis-, Viertelkreis-, 2-Segment- und 4-Segment-Modus betrieben werden.



Bei schwarzem Vollkreis sind alle LEDs ausgeschaltet.

6.4 Drehung und Rotation

Der MC 1100 Controller ermöglicht, die Segmenteinstellung aller VisiLED-Beleuchtungseinheiten schrittweise zu drehen oder auch in Dauerrotation zu versetzen.

Der Rotationsbetrieb erhöht den räumlichen Eindruck strukturierter Objekte, besonders beim Betrachten am Monitor.

Durch Drehen des mittleren Bedienknopfs (19) im Uhrzeigersinn bewegen sich die eingestellten Segmente der angeschlossenen Beleuchtungseinheit entsprechend im Uhrzeigersinn in 1/8-Kreisschritten. Durch Drehen des mittleren Bedienknopfs (19) gegen den Uhrzeigersinn bewegen sich die eingestellten Segmente entsprechend gegen den Uhrzeigersinn.

Durch Drücken (> 1 s) des Bedienknopfs (19) beginnen die eingestellten Segmente im Uhrzeigersinn in 1/8-Kreisschritten zu rotieren. Durch erneutes Drücken des Bedienknopfs (19) wird die Rotation gestoppt.

Bei Bedarf kann die Rotationsgeschwindigkeit eingestellt werden. Dazu wird der Bedienknopf (19) im Rotationsmodus solange gedrückt gehalten (> 5 s), bis der Vollkreis kurz aufblinkt. Durch Drehen des Bedienknopfs (19) gegen den Uhrzeigersinn verringert sich die Rotationsgeschwindigkeit. Durch Drehen im Uhrzeigersinn erhöht sich diese. Zum Speichern der eingestellten Geschwindigkeit wird der Bedienknopf (19) erneut kurz gedrückt.

7. Bedienung MC-D 1100

Der Controller MC-D 1100 kann ausschließlich über Steuerbefehle von einem PC gesteuert werden. Möglich sind die Betriebssysteme Windows 7, Windows 8/8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008 R2 und Windows server 2012 R2. Nutzen Sie dafür das beiliegende USB-Verbindungskabel.


Alle Informationen wie Portsettings, Formate, Steuerungsbefehle und Fehlercodes, die zum Einbinden des MC-D 1100 in individuelle Steuerungssoftwares benötigt werden, sind in einem separaten Informationsblatt beschrieben.

Zudem bietet SCHOTT eine Software zu Demonstrationszwecken an. Die Übersicht der Protokollbefehle und die Software erhalten Sie auf der SCHOTT Website über den nachfolgenden Link, sowie über den QR Code.
<https://www.schott.com/products/visiled-microscopy-illumination/downloads>

Installieren Sie zunächst den entsprechenden Treiber, damit der MC-D 1100 mit Ihrem Computer kommunizieren kann. Verbinden Sie dazu den Controller mit dem beiliegenden USB-Verbindungskabel mit Ihrem Computer und schalten Sie den Controller ein. Das Betriebssystem fordert Sie daraufhin auf, das neue USB-Gerät zu installieren. Folgen Sie den Aufforderungen Ihres Betriebssystems.



Software und
Steuerungsbefehle

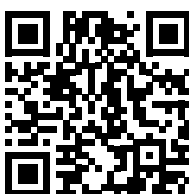

Treiber

8. Bedienung MC 1500

8.1 Einheiten-Wahlschalter A/B

Der MC 1500 ermöglicht die Ansteuerung von bis zu zwei LED-Beleuchtungen (A und B). Um das Bedienfeld übersichtlich zu halten, wurde darauf verzichtet, die Bedienelemente für die Einheiten A und B doppelt auszuführen. Stattdessen wurde eine **Tastaturumschaltung** realisiert:

Durch Betätigung des Einheiten-Wahlschalters (1) werden die Bedienelemente des MC 1500 zur Einstellung von Beleuchtungseinheit A oder B freigeschaltet. Die grünen LED-Indikatoren oberhalb Taste (1) zeigen an, welche der beiden Beleuchtungseinheiten angewählt wurde.

Hinweise

- Nur die mittels (1) angewählte Beleuchtungseinheit A/B kann durch den MC 1500 eingestellt werden! Dies gilt für die Segmenteinstellung (3), die Helligkeitseinstellung (5), die Einstellung der Rotation (6) und die Taste (9) „Strobe An/Aus“.
- Die LED-Anzeigen (2) und (4) der Bedientastatur des MC 1500 geben nur die Einstellungen der angewählten Beleuchtungseinheit wieder. Die Segmenteinstellung und die Intensitätseinstellung beider LED-Einheiten sind also **nicht gleichzeitig** abzulesen, sondern können nur **nacheinander** überprüft werden – durch wiederholte Betätigung der Taste (1).
- Die alleinige Betätigung des Einheiten-Wahlschalters (1) hat keine Auswirkung auf die Beleuchtung. Insbesondere wird das Licht der LED-Einheiten durch (1) nicht an- oder ausgeschaltet!

Alle weiteren Einstellungen des MC 1500 wirken sich stets auf beide Beleuchtungseinheiten aus

Synchrone Rotation (siehe Kapitel 8.4):

- „Rotation des Mischlichts“ und „Änderung Rotations-Geschwindigkeit“

Speicherbereich (siehe Kapitel 8.5):

- „Speichern von Mischlicht“ und „Aufrufen von Mischlicht“
- Soll nur das Licht von einer der beiden LED-Beleuchtungen (A oder B) gespeichert werden, so ist die zweite LED-Einheit auf Intensität 0 herunterzudimmen.

Strobe-Betrieb (siehe Kapitel 8.6):

- „Strobe-Frequenz“ und „Strobe-Pulsdauer“
- So wird „synchrones Stroben“ gewährleistet, wenn sich beide LED-Beleuchtungen im Strobe-Modus befinden. Die Aktivierung/Deaktivierung des Strobe-Modus durch Taste (9) ist für jede LED-Beleuchtung einzeln möglich (s.o.).

Trigger-Betrieb (siehe Kapitel 8.6):

- „Trigger-Betrieb An/Aus“ und Einstellung der „Zeitdauer zwischen TriggerPuls und Lichtpuls“

Alle VisiLED-Beleuchtungen können vom MC 1500 segmentweise angesteuert werden.

8.2 Segmenteinstellung

Bei Abstimmung der Segmenteinstellung auf das betrachtete Objekt lässt sich eine Objektkontrastierung erreichen, die den Kontrast bei Beleuchtung mit einem nichtsegmentierten Ringlicht weit übertrifft.

Die wiederholte Betätigung der Select-Taste (3) verändert den Segmentmodus der angewählten Beleuchtungseinheit (A oder B):

„Vollkreis → Halbkreis → Viertelkreis → 2-Segment-Modus → 4-Segment-Modus → Vollkreis → ...“



Die LED-Indikatoren der Segmenteinstellung (2) zeigen an, in welchem Segmentmodus sich die angewählte Beleuchtungseinheit gerade befindet.

Um die Segmenteinstellung der zweiten LED-Einheit verändern oder überprüfen zu können, muss diese zunächst mittels Einheiten-Wahlschalter (1) ausgewählt werden.

Bei Steuerung des MC 1500 per Computer besteht vollständiger Zugriff auf die 8 Einzelsegmente jeder Beleuchtungseinheit. Durch Kombination der Einzelsegmente können beliebige Segmentmodi eingestellt werden.

Der MC 1500 ermöglicht die Helligkeitseinstellung aller VisiLED-Beleuchtungen.

8.3 Helligkeitseinstellung

Durch Betätigung der Tasten (5) lässt sich Helligkeit der angewählten LED-Beleuchtungseinheit (A oder B) einstellen. Kurzes Antippen erhöht bzw. verringert die Helligkeit in kleinen Schritten. Bei Dauerdruck von (5) steigt die Helligkeit kontinuierlich an (bzw. fällt kontinuierlich ab).

Die LED-Indikatoren der Helligkeitseinstellung (4) zeigen an, in welchem Helligkeitsbereich sich die angewählte Beleuchtungseinheit gerade befindet:

Bereich	Anzeige der LED-Indikatoren (4)	Helligkeit der angewählten LED-Beleuchtung		
1	keine LED leuchtet	0 %	bis	1 %
2	eine grüne LED	2 %	bis	32 %
3	zwei grüne LEDs	33 %	bis	59 %
4	zwei grüne und eine gelbe LED	60 %	bis	82 %
5 – „Overdrive“	zwei grüne, eine gelbe und eine rote LED	83 %	bis	100 %

Um die Helligkeitseinstellung der zweiten LED-Einheit verändern oder überprüfen zu können, muss diese zunächst mittels Einheiten-Wahlschalter (1) ausgewählt werden.

Bei Steuerung des MC 1500 per Computer besteht die Möglichkeit, die Intensität jeder einzelnen LED-Einheit prozentgenau vorzugeben.

Im Helligkeitsbereich 5 befindet sich die angewählte LED-Beleuchtungseinheit im Overdrive-Modus: Maximale Helligkeiten der LEDs werden erreicht!

8.4 Drehung und Rotation

Der MC 1500 ermöglicht, die Segmenteinstellung aller VisiLED-Beleuchtungen schrittweise zu drehen oder auch in Dauerrotation zu versetzen. Sind zwei VisiLED-Einheiten an einen MC 1500 angeschlossen, so ist synchrone Rotation beider Beleuchtungen möglich: die Mischlicht-Charakteristik bleibt dann beim Rotieren um das betrachtete Objekt erhalten.

Der Rotations-Betrieb erhöht den Eindruck der Dreidimensionalität strukturierter Objekte, besonders beim Betrachten am Monitor.

Kurzes Antippen der Rotationstaste (6) dreht die Segmenteinstellung der angewählten Beleuchtungseinheit (A oder B) schrittweise um 1/8 Kreis. Längerer Druck auf diese Taste (> 2 s) aktiviert/deaktiviert die Dauerrotation der Segmenteinstellung für diese LED-Einheit.

Um die Beleuchtung der zweiten VisiLED-Einheit drehen oder rotieren zu können, muss diese zunächst mittels Einheiten-Wahlschalter (1) ausgewählt werden.

Die synchrone Drehung der Beleuchtung beider LED-Einheiten (A und B) wird erreicht, indem bei heruntergedrückter Taste (10) zusätzlich die Taste (6) betätigt wird. Wenn man diese Tastenkombination länger als 2 Sekunden gedrückt hält, wird die Dauerrotation des Mischlichts aktiviert bzw. deaktiviert.

Bei Steuerung des MC 1500 per Computer besteht zusätzlich die Möglichkeit, die Rotationsrichtung und die genaue Rotationsgeschwindigkeit vorzugeben.

Der MC 1500 verfügt über Speicherstationen zum Abspeichern des eingestellten Mischlichts und macht das schnelle Umschalten zwischen vier Beleuchtungszuständen möglich.

So können z. B. die zu betrachtenden Objekte unter verschiedenen definierten Beleuchtungsbedingungen betrachtet werden, ohne dass eine zeitaufwändige Neueinstellung des Lichts nötig ist.

Außerdem ist es möglich, die zu einem Objekt gehörigen Speicherzustände als „setting file“ in einem PC zu archivieren. Bei Bedarf können diese objektbezogenen Einstellungen wieder zum MC 1500 heruntergeladen werden.

Der aktuell eingestellte Beleuchtungszustand kann abgespeichert werden, indem bei heruntergedrückter Speichertaste (M) eine der Stationstasten (M1) bis (M4) betätigt wird. Vorherige Einstellungen dieser Speicherstation werden hierbei überschrieben.

Ein abgespeicherter Beleuchtungszustand wird wieder aufgerufen, indem die zugehörige Stationstaste M1 bis M4 betätigt wird. Nach Aufruf eines Speicherzustandes leuchtet die zu der Stationstaste gehörige grüne Anzeige-LED auf.

- Die im MC 1500 gespeicherten Einstellungen bleiben permanent an den Stationstasten M1 bis M4 abrufbar – auch nach Aus-/Einschalten des Controllers oder zwischenzeitlicher Trennung des Gerätes vom Netz. Sie können nur durch Überschreiben gelöscht werden.
- Es werden stets die Einstellungen **beider** Beleuchtungseinheiten gespeichert. Soll nur das Licht von **einer** der beiden LED-Beleuchtungen (A oder B) gespeichert werden, so ist die **zweite** LED-Einheit auf **Intensität 0** herunterzudimmen.
- Die im Triggermodus einstellbare Zeitverzögerung zwischen Triggerpuls und Lichtpuls (Delay) kann nur mit Einschränkungen gespeichert werden (siehe Kapitel 8.6.)

Bei Steuerung des MC 1500 per Computer besteht zusätzlich die Möglichkeit, die Speichereinstellungen des Controllers zum Computer hochzuladen. Dort können Sätze aus je fünf Beleuchtungszuständen (vier Speicherstationen und das aktuell eingestellte Licht) in „setting files“ archiviert werden.

Die archivierten „setting files“ können bei Bedarf per Bediensoftware wieder aufgerufen werden und auch vom PC in den Speicherbereich eines MC 1500 heruntergeladen werden.

8.5 Speicherbereich und Funktionstasten

Speichern von Mischlicht

Aufrufe von Mischlicht

Hinweise

8.6 Sonderfunktionen (Strobe-Betrieb, Trigger-Betrieb, Blitzbetrieb)

Strobe-Betrieb

Die nachfolgend beschriebenen Sonderfunktionen sind hauptsächlich bei Anwendung des VisiLED-Systems im Bereich industrieller Bildverarbeitung „Machine Vision“ von Bedeutung.

Der Strobe-Betrieb dient der Erzeugung „stehender Bilder“ von periodisch bewegten Objekten, z. B. von einem rotierenden Lüfter oder der Unruh einer Uhr.

Durch Betätigung der Funktionstaste (9) wird die angewählte Beleuchtungseinheit (A oder B) in den Strobe-Modus versetzt: Das Licht dieser LED-Einheit pulsiert. Abermaliges Drücken der Taste (9) deaktiviert den Strobe-Betrieb der Einheit wieder.

Der Strobe-Betrieb ermöglicht das „Einfrieren“ der Bewegung periodisch bewegter Objekte – allerdings nur, wenn die Strobe-Frequenz genau auf die Schwingungs- oder Rotationsfrequenz des bewegten Objektes abgestimmt wird:

- Die Einstellung der Strobe-Frequenz erfolgt durch die Betätigung der up/down-Tasten (5) bei aktiviertem Strobe-Modus: Taste „up“ erhöht die Frequenz, „down“ senkt sie ab.
- Kurze Betätigung von (5) ermöglicht die Feinjustierung der Strobe-Frequenz.
- Das Halten von (5) über mehr als zwei Sekunden führt zur Änderung der Frequenz in größeren Schritten und dient als Grobeinstellung.

Außerdem lässt sich bei aktiviertem Strobe-Modus die Pulsdauer des einzelnen Strobe-Pulses verändern. Je kürzer die Dauer der Einzelpulse gewählt wird, um so schärfer wird das „stehende“ Bild. Die Helligkeit des Strobelichtes nimmt allerdings bei Reduzierung der Pulsdauer ab. Daher ist die Pulsdauer für jedes bewegte Objekt neu zu optimieren.

- Die Einstellung der Strobe-Pulsdauer erfolgt, wenn bei gedrückter Taste (10) zusätzlich die up/down-Tasten (5) betätigt werden: Die Tastenkombination (10) + (5, „up“) erhöht die Pulsdauer, (10) + (5, „down“) verringert sie.
- Kurze Betätigung der Tasten (5) bei heruntergedrückter Taste (10) ermöglicht die Feinjustierung der Strobe-Pulsdauer.
- Das Halten der Tastenkombination (10) + (5) über mehr als zwei Sekunden führt zur Änderung der Pulsdauer in größeren Schritten und dient als Grobeinstellung.

Hinweise

- Jede Veränderung von Strobe-Frequenz und Strobe-Pulsdauer wirkt sich automatisch auf beide LED-Beleuchtungen (A und B) aus. Dies gewährleistet das synchrone Stroben beider Beleuchtungen – eine wesentliche Voraussetzung zur Generierung stehender Bilder beim Stroben mit Mischlicht.
- Die Intensität der LED-Beleuchtungen ist im Strobe-Modus per Controller nicht veränderbar. Sie wird mit der Strobe-Aktivierung automatisch auf die für diesen Modus maximale Helligkeit gesetzt. Bei Steuerung des MC 1500 per Computer besteht allerdings die Möglichkeit, die Strobe-Intensität für die beiden LED-Einheiten A/B individuell anzupassen.

Um den Strobe-Betrieb der zweiten LED-Einheit aktivieren/deaktivieren zu können, muss diese zunächst mittels Einheiten-Wahlschalter (1) ausgewählt werden.

Bei Steuerung des MC 1500 per Computer können die Strobe-Periodendauer ($=1/\text{Strobe-Frequenz}$) und die Strobe-Pulsdauer auf die μs genau eingestellt werden. Außerdem lässt sich die Strobe-Intensität für jede LED-Einheit prozentgenau anpassen. Bei Einhaltung bestimmter Randbedingungen (Pulsdauer $< 10\text{ ms}$, Periodendauer $> 10 \times \text{Pulsdauer}$) ist ein Overdrive der Strobe-Intensität auf bis zu 300% des Dauerlichts möglich! Ansonsten beträgt die maximale Intensität 100%.

Im Trigger-Betrieb sind zunächst beide LED-Beleuchtungen abgeschaltet. Das VisiLED-System gibt aber stets nach Empfang eines externen Steuersignals (Trigger-Signal) einen Lichtpuls ab.

Trigger-Betrieb

So wird z. B. von einem externen Machine Vision Systems immer dann ein Einzelpuls des VisiLED-Systems ausgelöst, wenn ein Bild von einem Objekt aufzunehmen ist.

Der Trigger-Betrieb wird aktiviert, wenn bei heruntergedrückter Taste (10) die Strobe-Taste (9) betätigt wird. Zum Hinweis auf den aktivierten Trigger-Modus rolliert die LED-Anzeige (4). Abermaliges Drücken der Tastenkombination (10) + (9) deaktiviert den Trigger-Betrieb wieder.

Der Lichtpuls kann nach dem Empfang des Trigger-Signals mit einer definierten Zeitverzögerung (Delay) abgegeben werden. Diese Zeitverzögerung kann bei aktiviertem Trigger-Betrieb durch die Tasten (5) eingestellt werden. Die Taste „up“ erhöht die Zeitverzögerung, „down“ verringert sie.

Die Grundeinstellung des MC 1500 ist so gewählt, dass die Verzögerungszeit bei 1 Sekunde liegt und per Tastatur bis Null verringert werden kann. Per Computer kann der Delay bis auf 16 Sekunden erhöht werden.

- Die Aktivierung/Deaktivierung des Trigger-Betriebes und die Einstellung der Verzögerungszeit wirkt sich automatisch auf beide LED-Beleuchtungen A/B aus.
- Die Intensität und Pulsdauer der nach Triggerung abgegebenen Lichtpulse sind per Controller **nicht** veränderbar. Bei Steuerung des MC 1500 per Computer besteht allerdings die Möglichkeit, beide Werte für die LED-Einheiten A/B individuell anzupassen.
- Nach Empfang eines Trigger-Signals wird bis zur Abgabe des Lichtpulses kein weiteres Trigger-Signal akzeptiert.
- Nach Abgabe eines Lichtpulses wird zum Schutz der LEDs bis zum Verstreichen der achtfachen Pulsdauer kein weiteres Trigger-Signal akzeptiert.
- Die Auslösung des Blitzpulses erfolgt durch Kurzschließen der beiden Pole des Blitzanschlusses (14) auf der Rückseite des Controllers (3,5 mm Klinkenbuchse). Die Spitze des Klinkensteckers ist positiv.
- Das Trigger-Signal sollte über 5 μs lang sein.

Hinweise

- Beim Senden einer neuen Verzögerungszeit per PC wird automatisch die Einstellgenauigkeit, mit der der Delay am MC 1500 verändert werden kann, neu eingestellt. Die Einstellgenauigkeit beträgt stets 0,5% der eingestellten Verzögerungszeit. Aus diesem Grund ist es nicht möglich, verschiedene Verzögerungszeiten per Computer einzustellen und korrekt auf unterschiedliche Speicherstationen des MC 1500 zu legen. Wir empfehlen, im Trigger-Modus nur mit einer Speicherstation zu arbeiten oder in allen benutzten Stationen dieselbe Verzögerungszeit zu hinterlegen.

Bei Steuerung des MC 1500 per Computer kann die Pulsdauer des Einzelpulses auf die μs genau eingestellt werden. Außerdem lässt sich die Puls-Intensität für jede LED-Einheit prozentgenau anpassen. Bei Pulsdauern kleiner 10 ms ist ein Overdrive der Einzelpuls-Intensität auf bis zu 300% des Dauerlichts möglich! Ansonsten beträgt die maximale Intensität 100%.

Blitzbetrieb

Im Blitzbetrieb kann das eingestellte Mischlicht durch einen intensiven Einzelpuls kurzzeitig verstärkt werden, um die Belichtungszeiten einer angeschlossenen Fotoeinrichtung zu verringern – das Mischlicht „blitzt“.

Der Controller MC 1500 verfügt über den Anschluss für ein Blitz-Synchronkabel (14). Ein entsprechendes Kabel lässt sich über S-Kontakt an Fotoapparate oder mikrofotografische Einrichtungen anschließen.

Bei Auslösung einer Aufnahme gibt das LED-Beleuchtungssystem auf das eingestellte Dauerlicht einen zusätzlichen Lichtblitz ab. Hierbei wird die Intensität jeder Einheit kurzzeitig um den Faktor 4 erhöht. Die eingestellte Mischlicht-Charakteristik bleibt so beim Blitzen erhalten!

Um die Beleuchtungsköpfe nicht zu überlasten, wird der Blitz nur ausgelöst, wenn sich beide Beleuchtungsbauteile in den Helligkeitsbereichen 0 bis 3 befinden. Außerdem müssen Strobe- und Trigger-Betrieb für beide LED-Beleuchtungen deaktiviert sein.

Hinweise

- Für jede LED-Einheit dürfen maximal die beiden grünen LEDs der Anzeige (4) leuchten. Bitte durch Betätigung von (1) auch die zweite Einheit prüfen.
- Die Blitzintensität ergibt sich automatisch aus der Helligkeitseinstellung des Dauerlichts. Die größte Intensität des Blitzpulses beträgt 236%, und zwar wenn die betreffende LED-Einheit auf 59% Helligkeit eingestellt wird.
- Die Auslösung des Blitzpulses erfolgt durch Kurzschließen der beiden Pole des Blitzanschlusses (14) auf der Rückseite des Controllers (3,5 mm Klinkenstecker).

Bei Steuerung des MC 1500 vom Computer kann zusätzlich die Blitzdauer auf die μs genau eingestellt werden.

Der Blitz wird stets für beide Beleuchtungen gemeinsam abgegeben. Soll nur eine einzelne LED-Beleuchtung blitzen, so ist die zweite LED-Einheit auf Helligkeit 0 herunterzudimmen.

Der Controller MC 1500 ist in der Lage, Steuerbefehle von einem PC zu empfangen. Möglich sind die Betriebssysteme Windows 7, Windows 8/8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008 R2 und Windows server 2012 R2.

Der Computer ist über ein RS232-Kabel mit dem Anschluss (13) des Controllers zu verbinden. Bei Verwendung eines USB1.1-to-RS232-Konverters (Zubehör) kann der MC 1500 auch an eine USB-Schnittstelle des PC angeschlossen werden – mit voller USB-Funktionalität.

Auf der mitgelieferten CD-ROM befinden sich eine Demonstrations-Software zur Ansteuerung des MC 1500, eine DDL-Datei zur Einbindung der Controller-Steuerung in benutzereigene Software und Informationen zur Steuerung des MC 1500 via Hyperterminal. Die Demo-Software erlaubt die komfortable Ansteuerung aller Controller-Funktionen.

Der MC 1500 kann prinzipiell auch über ein Palmtop gesteuert werden, wenn diese mit einem handelsüblichen Terminalprogramm ausgestattet sind.

- Ein detailliertes Manual zur aktuellen Version der Software finden Sie im pdf-Format auf Ihrer CD.
- Das mitgelieferte Bedienprogramm trägt den Status einer Demonstrations-Software, weil kein Software-Support, der über die beiliegende Dokumentation hinausgeht, gegeben wird.
- Kundenspezifische Anpassungen der Bediensoftware sind im Allgemeinen nicht möglich. Dem Nutzer werden aber alle Informationen zur Verfügung gestellt, die er benötigt, um den MC 1500 mit voller Funktionalität in eigene Bedienprogramme einzubinden.

Hinweise

- Zugriff auf Einzelsegmente, Generierung beliebiger Segmentmodi
- Prozentgenaue Einstellung der Intensität jeder Beleuchtungseinheit
- Genaue Einstellung der Rotationsgeschwindigkeit und der Rotationsrichtung
- Genaue Einstellungen Strobe-Modus (Strobe-Intensität, -Frequenz und -Pulsdauer)
- Genaue Einstellungen Trigger-Modus (Einzelpuls-Dauer und -Intensität sowie Verzögerungszeit)
- Einstellung Blitz-Modus (Pulsdauer)
- Speicherung von 4 Beleuchtungseinstellungen im PC. Download jeder Einstellung zu der entsprechenden Speicherstation des Controllers
- Generierung von „setting files“, bestehend aus Sätzen der fünf Beleuchtungseinstellungen (vier Speicherstationen plus aktuelle Einstellung des MC 1500). Archivierung beliebig vieler „setting files“ auf Festplatte oder Speichermedium
- Upload von fünf Einstellungen des MC 1500 (s.o.) zum PC zur Archivierung der Einstellungen als „setting file“
- Download der „setting files“ zu den Speicherstationen des MC 1500 zum Aufrufen der archivierten Einstellungen
- Es ist nicht möglich, im Triggermodus verschiedene Verzögerungszeiten (Delay) per Computer einzustellen und korrekt auf unterschiedliche Speicherstationen des MC 1500 zu legen (siehe Kapitel 8.6).

Wesentliche Software-Eigenschaften

8.7 Steuerung per PC

9. UV Ringlicht

Das UV-/Hellfeld-Ringlicht S80-55 UV ist ausschließlich kompatibel mit den VisiLED Controllern MC 1100 (Art.-Nr. 400.080) und MC-D 1100 (Art.-Nr. 400.060). Das Ringlicht wird vom MC 1500 (Art.-Nr. 400.000) nicht unterstützt!

Beim Betrieb mit dem MC 1100 arbeitet das Ringlicht ausschließlich im 4-Segment Modus. Über den Drehknopf „Rotate“ kann zwischen Hellfeld und UV-Modus hin- und her geschaltet werden. Aus Sicherheitsgründen und zum Schutz der UV-LEDs schaltet der Controller nach 5 Minuten automatisch in den Hellfeld-Modus zurück.

Beim MC-D 1100 können sowohl die weißen als auch die UV-Segmente komplett individuell angesteuert werden. Es erscheint ein Warnhinweis in der Software sobald die UV-LEDs Licht emittieren.

Der Fußschalter kann an den Anschluss (15) des MC 1500 angeschlossen werden. Er ruft bei wiederholter Betätigung nacheinander die Speicherstationen M1 bis M4 auf und ermöglicht so ein schnelles Umschalten der gespeicherten Beleuchtungszustände, ohne eine Stationstaste drücken zu müssen.

(M1 → M2 → M3 → M4 → M1 → ...)

Das Hell-Dunkelfeld-Adapterset ermöglicht den gleichzeitigen Anschluss eines der LED-Hellfeld-Ringlichter (S80-25, S80-55) mit dem Dunkelfeld-Ringlicht (S40-10D) an ein Stereomikroskop.

Werden die am Mikroskop kombinierten Ringlichter an einen MC 1500 angeschlossen, so erhält man eine Auflichtbeleuchtung, die das schnelle Umschalten zwischen Hellfeld und Dunkelfeld ermöglicht. Außerdem ist die gezielte Mischlichterzeugung möglich. Bei der Entwicklung des Adaptersets wurde darauf geachtet, den Einfall von Streu- und Umgebungslicht auf das Objekt zu minimieren.

Das Hell-Dunkelfeld-Adapterset besteht aus drei Komponenten: der Anschlussadapter und zwei Distanzringe.

Zur Montage des Adaptersets bitte zunächst den Anschlussadapter in das Gewinde des Dunkelfeld-Ringlichts S40-10D einschrauben. Anschließend den Anschlussadapter an einem LED-Hellfeld-Ringlicht befestigen. Hierzu bitte den Adapter außen über das Hellfeld-Ringlicht schieben und mit den drei Schrauben feststellen.

Die Hell-Dunkelfeld-Beleuchtung wird am Mikroskop montiert, indem das Hellfeld-Ringlicht über das Mikroskopobjektiv geschoben und festgeschraubt wird. Der Aufnahmedurchmesser des Ringlichts beträgt 66 mm. Zur Befestigung an Mikroskopobjektiven mit anderem Durchmesser bitte Zwischenringe verwenden (Zubehör).

Sollte sich das Dunkelfeld-Ringlicht nicht in dem empfohlenen Arbeitsabstand von 5 mm bis 15 mm über dem Mikroskopobjekt befinden, verfahren Sie bei der Montage des Adaptersets bitte wie folgt:

Schrauben Sie zunächst ein bis zwei der mitgelieferten Distanzringe in das LED-Hellfeld-Ringlicht ein. Anschließend bitte den Anschlussadapter mit dem Dunkelfeld-Ringlicht außen über den Distanzring am Hellfeld-Ringlicht schieben und mit den drei Schrauben feststellen.

10. Zubehör: Fußschalter und Hell-Dunkelfeld-Adapterset

Fußschalter

Hell-Dunkelfeld-Adapterset

11. Wartung

Das VisiLED-System ist wartungsfrei. Eine Desinfektion der Controller MC 1500, MC 1100 und MC-D 1100 sowie der LED-Beleuchtungseinheiten bei Anwendung im medizinischen Bereich ist nicht vorgesehen.

Zur äußerlichen Reinigung der Controller oder der Beleuchtungsbauteile verwenden Sie bitte ein weiches trockenes Tuch oder handelsübliche Kunststoff-Reinigungstücher.

Die Verwendung von Reinigungsmitteln, Alkohol oder jeglichen anderen Chemikalien ist nicht erlaubt.

12. Beheben von Störungen und Bedienfehlern

MC 1100

Im Falle einer statischen Entladung kann sich der Controller selbstständig abschalten. Nach kurzem Aus- und wieder Anschalten (17) ist das Gerät wieder einsatzbereit.

Art der Störung	Mögliche Ursache und Behebung
1. kein Licht, Betriebsanzeige (21) leuchtet nicht	• Schaltnetzteil korrekt am Controller und Netzkabel angeschlossen? (16) • Korrekte Versorgungsspannung vorhanden? • Controller eingeschaltet? (17)
2. kein Licht, Betriebsanzeige (21) leuchtet	• LED-Beleuchtungseinheit korrekt angeschlossen? (11) • Helligkeitseinstellung zu gering? (ggf. am Drehknopf [20] erhöhen)
3. geringe Intensität	• LED-Einheit zu stark erwärmt. Helligkeit absenken (20) bzw. Gerät für einige Zeit ausschalten (17).

MC-D 1100

Art der Störung	Mögliche Ursache und Behebung
1. keine Anmeldung am PC	• Controller eingeschaltet? (16) • USB-Kabel korrekt angeschlossen? • Schaltnetzteil korrekt am Controller und Netzkabel angeschlossen? (17)
2. Controller als unbekanntes Gerät am PC angezeigt	• Gerätetreiber installiert?
3. kein Licht und korrekte Anmeldung am PC	• LED-Beleuchtungseinheit korrekt angeschlossen? (11) • Helligkeitseinstellung zu gering? (ggf. über Kommando Helligkeit erhöhen) • LED-Einheit zu stark erwärmt. Ggf. über Ringlichtstatus in der Software prüfen • Ringlicht korrekt erkannt? Ggf. über Ringlichtstatus in der Software prüfen
4. Segmenteinstellung bzw. Rotationsmodus funktionieren nicht	• Wurde die richtige Segmentierung ausgewählt? Bei Auswahl  sind alle LEDs ausgeschaltet. • Shutter auf? • Intensitäten erhöhen
5. Strobe- oder Trigger-Betrieb fehlerhaft	• Richtige Parameter und Einstellungen ausgewählt? • Default-Taste in der Software setzt die Parameter in die Grundeinstellung zurück.

Art der Störung	Mögliche Ursache und Behebung
1. kein Licht, LED-Anzeige A/B (1) leuchtet nicht	• Schaltnetzteil korrekt am LED-Controller und Netzkabel angeschlossen? (16) • Korrekte Versorgungsspannung vorhanden? • Controller eingeschaltet? (17)
2. kein Licht, LED-Anzeige A/B (1) leuchtet	• LED-Beleuchtung(en) korrekt angeschlossen? (11), (12) • LED-Beleuchtung(en) auf Helligkeit 0 heruntergedimmt? Jede LED-Einheit mit Einheiten-Wahlschalter (1) anwählen und Helligkeit erhöhen (5)
3. kein Licht, LED-Anzeige A/B (1) leuchtet LED-Anzeige (4) rolliert	• LED-Beleuchtungen im Trigger-Betrieb. Trigger-Modus durch Tastenkombination (10) + (9) deaktivieren oder Intensität und ggf. Pulsdauer des Lichtpulses erhöhen. (Siehe Kapitel 8.6)
4. kein Licht, LED-Anzeige A/B (1) leuchtet drei LEDs der Anzeige (4) leuchten	• Angewählte VisiLED-Einheit im Strobe-Betrieb? Strobe-Intensität und evtl. Strobe-Pulsdauer erhöhen oder Strobe deaktivieren mit (9). (Siehe Kapitel 8.6)
5. kein Licht, rote LED-Anzeige (8) leuchtet im Dauerlicht	• LED-Beleuchtung(en) zu stark erwärmt. Helligkeit etwas verringern (5) bis rote LED erlischt, ggf. für beide LED-Einheiten.
6. Licht vorhanden, rote LED-Anzeige (8) blinkt	• Warnung, dass sich mindestens eine der LED-Einheiten der Maximaltemperatur nähert.
7. Helligkeit lässt sich durch Betätigung der Tasten (5) nicht einstellen	• Ist die einzustellende LED-Einheit angewählt? Ggf. Taste (1) betätigen. • Angewählte LED-Einheit im Strobe-Modus? Strobe durch (9) deaktivieren oder Strobe-Intensität und ggf. Strobe-Pulsdauer erhöhen. Siehe Kapitel 8.6) • Angewählte LED-Einheit im Trigger-Modus? Modus durch (10) + (9) deaktivieren oder Intensität und ggf. Pulsdauer des Einzelpulses erhöhen. (Siehe Kapitel 8.6)

MC 1500

Art der Störung	Mögliche Ursache und Behebung
8. Segmenteinstellung bzw. Rotationsmodus funktionieren nicht	• Wurde die einzustellende LED-Einheit angewählt? Ggf. durch Taste (1) anwählen. (Siehe auch Kapitel 8.2 bzw. 8.4)
9. Keine Veränderung des Lichts bei Betätigung der Stationstasten (M1) bis (M4)	• Wurden die Stationstasten bereits programmiert Ggf. verschiedene Beleuchtungszustände einspeichern, indem bei herunter gedrückter Taste M zusätzlich je eine der Tasten (M1) bis (M4) betätigt wird
10. Nach Ausschalten des MC 1500 sind die vorgenommenen Einstellungen gelöscht	• Beim Anschalten des MC 1500 werden Defaultwerte eingestellt. Individuelle Einstellungen bitte vor Abschalten des Controllers in den Speicherstationen sichern
11. Strobe-Betrieb: Beleuchtung pulsiert nicht	• Strobe aktiviert? Gewünschte Beleuchtungseinheit durch (1) anwählen und Strobe-Modus aktivieren (9). • Strobe-Frequenz zu hoch, Strobe-Intensität zu gering oder Strobe-Pulsdauer zu groß? Variablen optimieren, Strobe-Intensität ggf. individuell für beide LED-Einheiten. (Siehe Kapitel 8.6)
12. Strobe-Betrieb: kein stehendes Bild	• Ist die Bewegung des Objektes periodisch mit gleichbleibender Frequenz? Nur dann sind stehende Bilder möglich. • Strobe-Frequenz optimieren. (Siehe Kapitel 8.6)
13. Strobe-Betrieb: stehendes Bild ist unscharf oder blass	• Bitte Strobe-Pulsdauer absenken. Zusätzlich ggf. Strobe-Intensität individuell für beide Einheiten erhöhen. Siehe Kapitel 8.6. • Möglichst Strobe-Modus für beide VisiLED-Einheiten aktivieren. Ist das nicht gewünscht, die Helligkeit der LED-Einheit, die nicht stroben soll, weitmöglichst reduzieren. • Ggf. Umgebungslicht reduzieren
14. Trigger-Betrieb: kein Lichtpuls oder zu schwacher Lichtpuls	• Intensität oder Dauer des Lichtpulses zu gering? Werte ggf. per PC-Steuerung erhöhen. (Siehe auch Kapitel 8.6)

MC 1500

Sollten Sie die Störung durch die genannten Maßnahmen nicht beheben können, wenden Sie sich bitte an Ihre(n) Fachhändler*in oder die nächste SCHOTT-Vertretung. Weitergehende Reparaturen müssen einer autorisierten Kundendienststelle überlassen werden.

Art der Störung	Mögliche Ursache und Behebung
15. Trigger-Betrieb: Lichtpuls zum falschen Zeitpunkt	• Zeitverzögerung zwischen Triggerpuls und Lichtpuls optimieren (siehe auch Kapitel 8.6) • Wurden die Speicherstationen des MC 1500 per PC mit verschiedenen Verzögerungszeiten belegt? Die korrekte Einhaltung der Zeiten ist dann nicht möglich. Bitte im Trigger-Modus nur mit einer Speicherstation arbeiten oder in alle Stationen dieselbe Verzögerungszeit speichern
16. Trigger-Betrieb: nicht alle Trigger-Signale erkannt	• Trigger-Puls erfolgte zu schnell nach dem Lichtpuls? Dauer des Lichtpulses verringern! • Trigger-Signal zu kurz? Bitte Dauer des Trigger-Pulses erhöhen! (Siehe auch Kapitel 8.6)
17. Blitz-Betrieb: blitzen via Synchronkabel funktioniert nicht	• Synchronkabel korrekt angeschlossen? (14) • Beide LED-Beleuchtungen im Helligkeitsbereich 0 bis 3? Maximal 2 grüne LEDs (4) dürfen leuchten. Ggf. Helligkeit beider Einheiten über (5) entsprechend absenken (siehe Kapitel 8.6). • Blitz-Pulsdauer zu kurz? Ggf. per PC-Steuerung erhöhen. • Strobe-Modus und Trigger-Modus deaktiviert? Ggf. für beide LED-Einheiten deaktivieren. (Siehe Kapitel 8.6)
18. Blitz-Betrieb: Blitz nicht hell genug	• Blitz-Pulsdauer zu kurz? Ggf. per PC-Steuerung erhöhen. • Für maximale Blitzintensität die Helligkeit beider LED-Einheiten erhöhen, bis die dritte Anzeige-LED (4) „gerade noch nicht“ leuchtet.

13. Technische Daten

Allgemeine Angaben

Eigenschaften	Werte	Prüfung nach
Typen- bezeichnung	• VisiLED Controller MC 1100, MC-D 1100 und MC 1500* • VisiLED-Schaltnetzteil	
Maße (B x T x H)	mm Siehe anhängende Skizzen	
Masse LED Controller	kg MC 1100 ca. 0,17 kg MC-D 1100 ca. 0,19 kg MC 1500 ca. 0,65 kg	
Kühlung	Konvektion	
Betriebs- umgebung	°C +5 ... +40 Nur zum Betrieb in Innenräumen	EN 60601
Relative Luftfeuchte	% • Bis 31°C Umgebungstemperatur: 85% • Bis 40°C Umgebungstemperatur linear abnehmend auf 75%	EN 60601/ EN 61010-1
Luftdruck	hPa 800 ... 1060	
Maximale Betriebshöhe	≤ 2000 m ü.N.N.	
Verschmut- ungsgrad	2	EN 61010-1
IP Schutzart	MC 1100: IP 40 MC-D 1100: IP 20 MC 1500: IP 40	In Anlehnung an IEC 60529
Konformitäts- zeichen VisiLED-System	CE, UKCA	EN61010-1 EN61326-1 EN62471

* Deutsches Gebrauchsmuster DE 20304412.6

Elektrische Angaben

Bitte beachten Sie: Nur bei Verwendung des von SCHOTT zum VisiLED-System angebotenen Schaltnetzteils ist der einwandfreie Betrieb und volle Normenkonformität gewährleistet.

	Eigenschaften	Werte	Prüfung nach
Netzteil	Betriebsspannung/ Frequenz	100–240 V ~ 50–60 Hz ±10 %	
	Leistungsaufnahme max.	VA max. 40	
	Schutzklasse	I	
	Überspannungskategorie	II	
MC 1100 + MC-D 1100 Controller	Versorgungsspannung	21–24 V DC	
	Strom	0,6 A	
	Schutzklasse	III	
MC 1500 Controller	Versorgungsspannung	21–24 V DC	
	Strom	1,1 A	
	Schutzklasse	III	

Einstellparameter MC 1500

Eigenschaften		Werte	Prüfung nach
Helligkeits-einstellung	%	0–100	Grund-einstellung
Helligkeitsbereiche MC 1500:			
1 = keine LED leuchtet		0–1	
2 = eine grüne LED		2–32	
3 = zwei grüne LEDs		33–59	32%
4 = zwei grüne und eine gelbe LED		60–82	
5 = zwei grüne, eine gelbe und eine rote LED		83–100	
Rotationsbetrieb			
Drehwinkel		45°	
Einzelsschritt			
Leuchtdauer			
Einzelsschritt*	ms	2–500	125 ms
→ Rotationsgeschwindigkeit*		→ 0,25–62,5 Umdrehungen/s	→ 1 Umdrehung/s
Strobe-Betrieb			deaktiviert
Strobe-Periodendauer	µs	100–65 000, (volle Intensität ab 500µs)	40 000
→ Strobe-Frequenz		→ Strobe-Frequenz 15–2000 Hz (10 000 Hz)	→ 20 Hz
Strobe-Pulsdauer	µs	80–65 000	2500
Strobe-Intensität*	%	0–100 ohne Overdrive 0–300, wenn Overdrive Bedingungen erfüllt (s. Kapitel 8.6)	300
Trigger-Betrieb			deaktiviert
Lichtpuls-Dauer	µs	80–65 000	2500
Lichtpuls-Intensität*		0–100 ohne Overdrive 0–300, wenn „Pulsdauer < 10 000 µs“	300
Verzögerungszeit*	ms	0–16 000 (von Controller-Tastatur nur begrenzt einstellbar)	1000
Blitzbetrieb			
Blitzdauer	µs	80–65 000	2500

Die präzise Vorgabe der Parameter kann nur bei Steuerung des MC 1500 per Computer erfolgen. Die Tastatur des MC 1500 erlaubt nur die visuelle Grobeinstellung.

* Die gekennzeichneten Größen können nur per Computer variiert werden.

→ Die mit „→“ gekennzeichneten Größen sind nicht direkt einstellbar (abgeleitete Größen).

Anschlüsse MC 1500

Eigenschaften	Werte
Anschluss RS232-Kabel oder USB1.1-to-RS232-Konverter (13)	- Steckverbinder, 9 pin „Sub-D „weiblich“. - Pin 2 = Datenausgang vom MC 1500 - Pin 3 = Dateneingang in MC 1500 - Pin 5 = Ground
Anschluss für Blitz-Synchronkabel und Trigger-Betrieb (14)	3,5 mm Miniatur-Klinkenbuchse, 2-polig - Spitze positiv, verbunden mit 5 V per 10kΩ Widerstand - TTL, CMOS, voltfreier Kontakt oder NPN, open collector-kompatibel, Trigger bei abfallender Flanke (Kontaktschluss)
Anschluss für Fußschalter (15)	2,5 mm Miniatur-Klinkenbuchse, 2-polig - Spitze positiv, verbunden mit 5 V per 10kΩ Widerstand - TTL, CMOS, voltfreier Kontakt oder NPN, open collector-kompatibel, Trigger bei abfallender Flanke (Kontaktschluss)
Spannungseingang (16)	2,1 mm Kleinspannungsbuchse - Mittelstift positiv, 21–24 V DC - Strom max. 1,1 A

Anschlüsse MC 1100

Eigenschaften	Werte
Anschluss Schaltnetzteil (Spannungseingang) (16)	2,1 mm Kleinspannungsbuchse - Mittelstift positiv, 21 – 24 V DC - Strom max. 1 A
Anschluss Beleuchtungseinheit (11)	D-Sub HD Steckverbinder, 15-pin, weiblich (Sollte nur in Kombination mit unseren Ringlichtern verwendet werden!)
Anschluss Erdungskabel	3,5 mm Miniatur-Klinkenbuchse

Anschlüsse MC-D 1100

Eigenschaften	Werte
Anschluss Schaltnetzteil (Spannungseingang) (16)	• 2,1 mm Kleinspannungsbuchse • Mittelstift positiv, 21 – 24 V DC • Strom max. 1 A
Anschluss Bluetooth Dongle (23)	• D-Sub Steckverbinder, 9-pin, weiblich (Nur verwendbar mit unserem optional angebotenen Dongle)
Anschluss für externen Trigger (14)	• 3,5 mm Miniatur-Klinkenbuchse, 2 polig • Spitze positiv, verbunden mit 3,3 V per 3,3 kΩ Widerstand • Trigger bei abfallender Flanke (Kontaktschluss) • TTL, CMOS, potentialfreier Kontakt oder NPN, open collector-kompatibel
Anschluss Beleuchtungseinheit (11)	• D-Sub HD Steckverbinder, 15-pin, weiblich (Nur mit VisiLED Ringlichtern verwendbar)
USB-C Anschluss (24)	• Standard Pinbelegung

Allgemeine Eigenschaften
VisiLED-Beleuchtungseinheiten

Eigenschaften	Werte
LED-Betriebsstunden (bis zum Abfall auf 50% Helligkeit)	ca. 50 000 h
LED-Wechsel bei VisiLED-Beleuchtungen	Die LEDs der Ringlichter sind als Ganzes austauschbar. Der Austausch muss vom Hersteller oder einer autorisierten Servicestelle vorgenommen werden.
Farbtemperatur	ca. 5600 K
Wärmeschutzmaßnahme	• Konvektionskühlung • Eingebauter Thermowächter

Optische Eigenschaften VisiLED-Beleuchtungseinheiten

Bauteil	Arbeits- abstands- bereich [mm]	Maximale Beleuchtungs- stärke (bei Arbeitsabstand)
Hellfeld-Ringlicht S40–75	55–145	110 klx (85 mm)
Hellfeld-Ringlicht S80–25	25–50	360 klx (30 mm)
Hellfeld-Ringlicht S80–55	50–135	200 klx (75 mm)
Hellfeld-Ringlicht S80–65N-2	35-100	130 klx (55 mm)
UV Ringlicht S80–55UV	50–135	Weiß: 100 klx (75 mm) UV: 160 W/m ²
Dunkelfeld-Ringlicht S40–10D	5–15	130 klx (10 mm)
Slim Ringlight (darkfield)	20–40 40–90 5–20	45 klx (25 mm) 65 klx (50 mm) 40 klx (10 mm)
Durchlicht- Dunkelfeld-Ringlicht	–	100 klx (Beleuchtungs- stärke Objekt- unterseite)
		Leuchtfleck Ø [mm] Leuchtdichte [cd/m²]
Hellfeld- Durchlichtbasis	–	50 20000
Hellfeld- Dunkelfeld- Adapterset	Geeignet für Mikroskopobjektive mit Arbeitsabstand 40–100 mm	

Änderungen vorbehalten

Contents

1. Introduction – System description	42
2. Controller	45
2.1 MC 1500	45
2.2 MC 1100	48
2.3 MC-D 1100	50
3. Intended use and important information	52
4. System set-up	54
4.1 Assembly instructions MC-D 1100	55
5. Start-up procedure	55
6. MC 1100 operation	55
6.1 Operating display	55
6.2 Light intensity setting	55
6.3 Segment control	56
6.4 Single step and continuous rotation	56
7. MC-D 1100 operation	57
8. MC 1500 operation	58
8.1 A/B unit selector key	58
8.2 Segment control	59
8.3 Light intensity setting	59
8.4 Single step and continuous rotation	60
8.5 Memory functions	60
8.6 Special functions (strobe mode, trigger mode, flash mode)	62
8.7 PC control	65
9. UV Ringlight	66
10. Accessories: foot switch and brightfield-darkfield adapter kit	67
11. Maintenance	68
12. Troubleshooting	68
13. Technical data	73

1. Introduction/ System description

The VisiLED Series is an innovative LED illumination system. Specially developed for the fields of stereo microscopy and macroscopy, this system opens up many new possibilities for putting your specimen in the right light.

The excellent, electronic controllability of the LEDs affords the VisiLED Series contrasting methods, which far exceed the possibilities provided by conventional microscope illuminations. Intensive cold light is brought precisely to the specimen – heat-free and with the best-quality white (Color temperature -approx. 5600 K.)!

The illumination system operates completely soundlessly and without vibrating; the light produced does not ripple or flicker. The luminance remains stable irrespective of voltage fluctuations.

The VisiLED Series comprises the following components:

- Controller MC 1500* for manual and PC control, MC 1100 for manual control and MC-D 1100 for control via software and PC only.
- Three brightfield ringlights for intensive incident illumination (S80-25, S80-55, S80-65N-2) and a ringlight with reduced outside diameter (S40-75).
- A particularly ringlight with exchangeable brightfield working distances and darkfield adapter (Slim-Ringlight).
- A UV-/brightfield ringlight for electronic switching between bright field and UV (S80-55 UV).
- A darkfield ringlight for intensive illumination in incident darkfield (S40-10D).
- An adapter for connecting the darkfield ringlight to 66 mm and 70 mm Ø objectives.
- An adapter kit for combined use of LED brightfield ringlights (S80-25, S80-55) with the incident darkfield ringlight.
- Two transmitted light stages for applications in the transmitted light bright field or in the transmitted light darkfield.
- Additional electrical and optical accessories

The power supply for the system is provided by an electronic power supply with wide range input (100 V to 240 V $\pm$ 10%). Power cords suitable for use in different countries are available as accessories.

* US patent application pending

Important properties of the VisiLED system with MC 1500 controller

The MC 1500 can control up to two illumination units (units A and B), including, e.g. the light intensity settings, a selection of five segment modes for each unit and also rotating or pulsating illumination.

In this way, the illumination system makes it possible to combine the light from two different LED illuminations on one single microscope (e.g. “incident light brightfield with incident light darkfield” or “incident light with transmitted light”). For example, a quarter circle illumination of an incident brightfield ringlight can be mixed with also a segmented or a full circle illumination of a transmitted light stage.

Through its synchronized control of the connected VisiLED illuminations the MC 1500 ensures that the characteristics of the set mixed light remain constant whether operating in rotation, strobe, trigger or flash mode:

- Rotation mode increases the impression of three dimensionality with structured specimens, also when viewed with a monitor.
- Strobe mode serves to produce “frozen images” of cyclically moving specimens, e.g. rotating fans.
- In trigger mode light pulses can be released using external control signals (trigger signals). In this way, e.g. the VisiLED illumination is only activated by an external Machine Vision system if an image of the specimen is meant to be recorded.
- In flash mode the set mixed light can be momentarily enhanced by an intensive single pulse so that the exposure times of connected photo equipment can be reduced – the mixed light “flashes”.

The MC 1500 LED controller possesses memory stations for saving the set mixed light and so makes it possible to switch between several mixed light conditions.

Every stored setting can be called up again quickly and reproducibly using the memory keys or the foot switch. The assignment of memory positions in the MC 1500 remains available – even after switching the controller off and on or after cutting the unit off from the power supply!

The MC 1500 also has an interface for connection to a computer. In this way commands for adjusting the LED illuminations can be transmitted from the computer to the control unit. By storing the setting files in the PC many user-defined configurations for mixed light can be permanently archived and when required downloaded to the MC 1500.

The VisiLED system is equipped with a thermo guard: the LED temperatures in each VisiLED illumination are continuously monitored by the controller. Should the permitted values be exceeded then following a pre-warning the affected LED unit is switched off. The thermo guard ensures a long lifetime for the LED illumination unit – even when set at the maximum brightness level.

Important properties of the VisiLED system with MC 1100 controller

The MC 1100 controller can be used to control one VisiLED illumination unit.

The most important illumination parameters: light intensity setting, selection of five segment modes and rotating illumination in both directions, can be ergonomically and intuitively controlled using clearly arranged adjustment knobs.

If required, the complete illumination system can be earthed via an ESD connector.

The VisiLED system is equipped with a thermo guard: the LED temperatures in each VisiLED illumination are continuously monitored by the controller. Should the permitted values be exceeded then following a pre-warning the affected LED unit is switched off. The thermo guard ensures a long lifetime for the LED illumination unit – even when set at the maximum brightness level.

Important properties of the VisiLED system with MC-D 1100 controller


The MC-D 1100 controller can be used to control one VisiLED lighting unit at a time.

The MC-D 1100 serves as a control unit between the lighting unit and a computer. Bluetooth control is optionally provided for. The MC-D 1100 can be used to transmit commands for setting the LED lighting from the computer to the control unit. Manual control is not possible!

The VisiLED system is equipped with a thermo guard: the LED temperatures in each VisiLED illumination are continuously monitored by the controller. Should the permitted values be exceeded then following a pre-warning the affected LED unit is switched off. The thermo guard ensures a long lifetime for the LED illumination unit – even when set at the maximum brightness level.


2. Controller

2.1 MC 1500

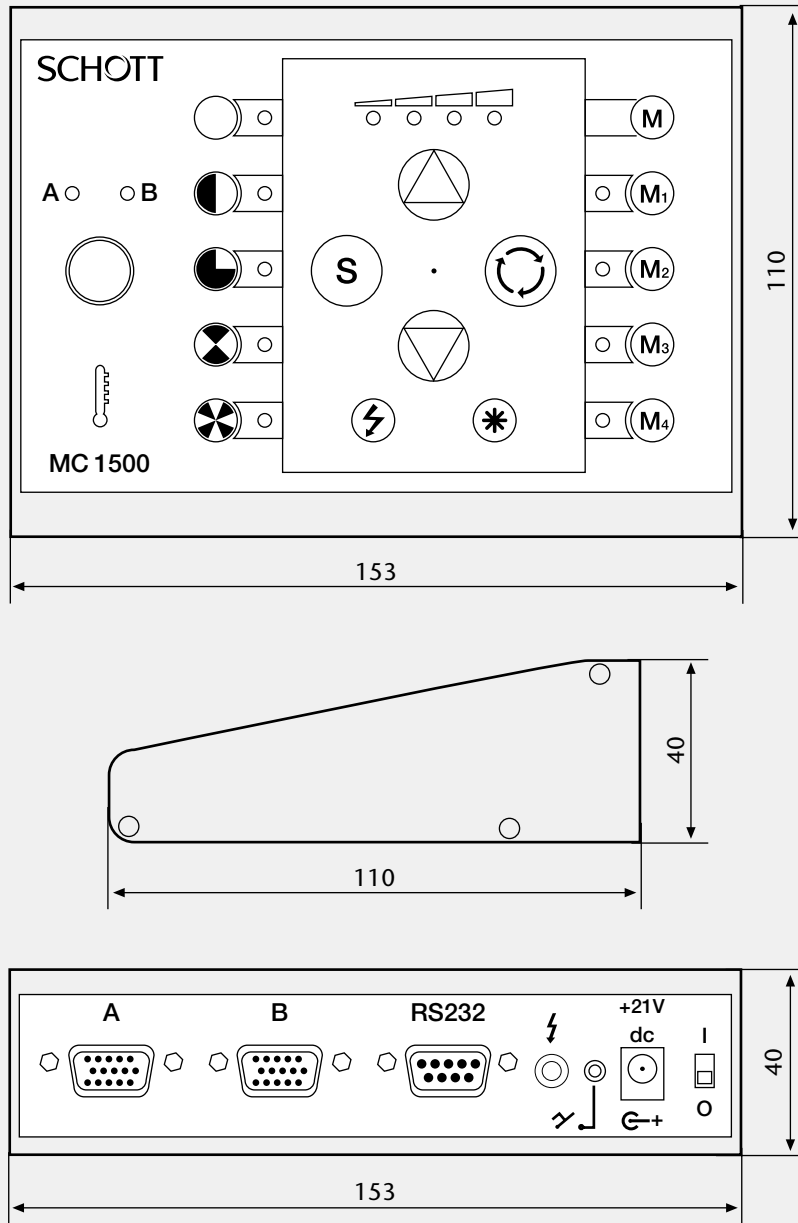

in mm

Operating controls

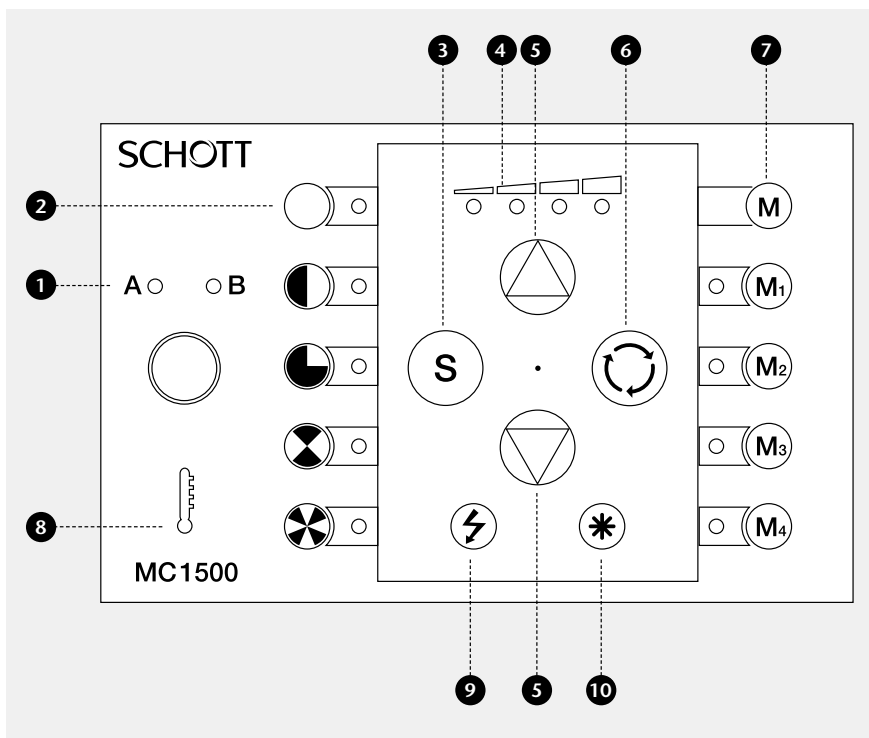

Several special functions like e.g. flash mode can only be adjusted via the PC

1 A/B unit selector key with LED display

Only illumination parameters of the VisiLED unit (A or B) selected using (1) can be set by the key-board of the MC 1500! The LED indicators of the MC 1500 display the settings of the selected unit only. The illumination is not affected by solely pressing the selector key.

2 LED display for segment setting

Shows the current segment mode of the selected illumination unit A/B.

3 Select key for segment setting

Setting of segment mode for selected unit A/B.

4 LED display for light intensity adjustment

Shows the relative brightness of the selected unit A/B.

5 Keys for brightness adjustment

Keys for increasing/reducing the brightness of the selected unit A/B. When operating in activated -strobe or trigger mode the keys (5) have special functions (see Section 8.6).

6 Key for single step and continuous rotation

Single step rotation of the selected unit A/B by pressing key (6). "On/off" continuous rotation of selected unit A/B by holding down key (6) for more than 2 seconds. "On/off" synchronized rotation of illumination units A and B by pressing or holding down key combination (10) + (6). Under synchronized rotation the set mixed light characteristics is retained.

7 Memory area

Memory keys M1 to M4 for calling up stored illumination conditions. Key combination (M) + (M1) to (M) + (M4) for saving the currently set mixed light.

8 Thermo guard

Red, blinking LED (8) warns of increased temperature of the illumination unit A or B. When the maximum permitted temperature is exceeded affected VisiLED unit is switched off and display (8) is permanently lit up.

9 „Strobe“ key

Activation/deactivation of strobe mode for the -selected illumination unit A/B. Special functions when strobe mode activated: Key (5): Setting of strobe frequency; Key combination (10) + (5): Setting of strobe pulse duration.


10 "Star" key

Only functions when pressed in combination with other keys.

9 10 "Trigger mode" key combination

Activation/deactivation of trigger mode for the selected LED unit. Special functions when trigger mode activated: Key (5): Setting of duration between external trigger pulse and light pulse.


Subject to modifications and amendments

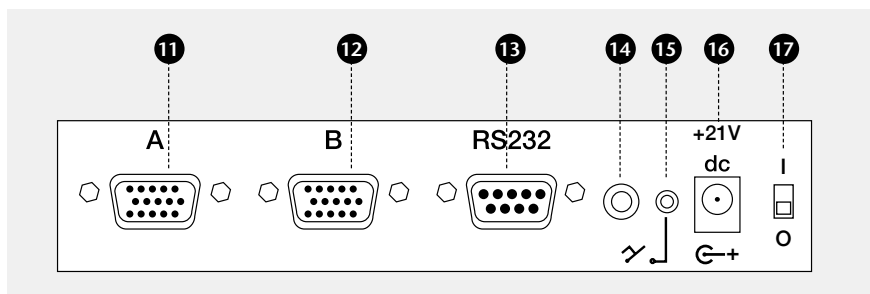

Connections on the rear panel of appliance


- ⑪ Connection for illumination unit A
- ⑫ Connection for illumination unit B
- ⑬ Connection for RS232 cable or RS232 to USB1.1 converter (accessory)
Facilitates control of MC 1500 via computer.
- ⑭ Facilitates control of MC 1500 via computer.
Facilitates trigger and flash mode.
- ⑮ Connection for foot switch (accessory)
Facilitates calling up of memory positions using foot switch.
- ⑯ Connection for electronic power supply
- ⑰ On/off switch

2.2 MC 1100

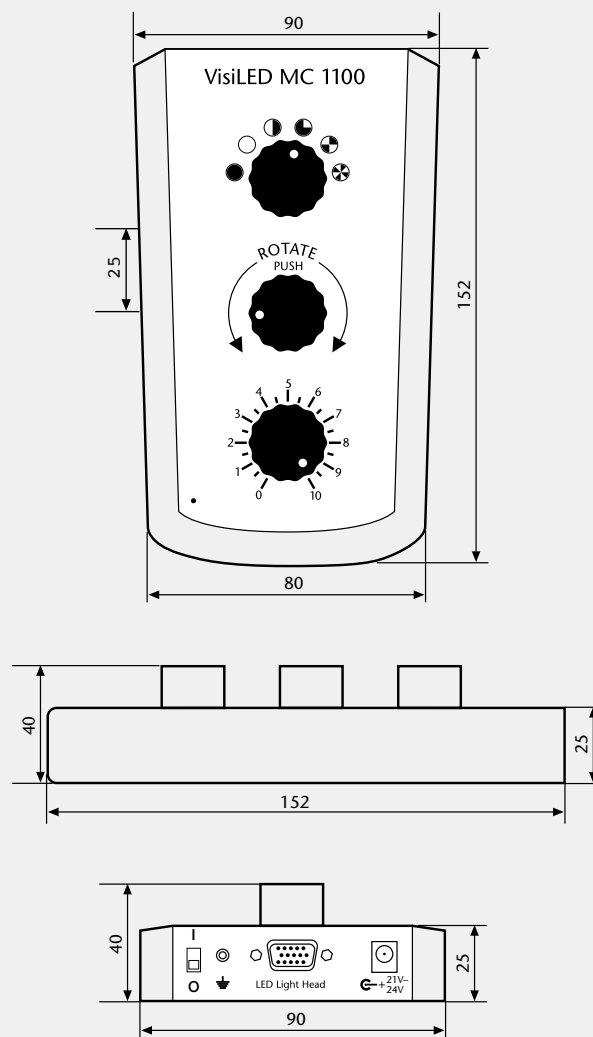

in mm

Operating controls

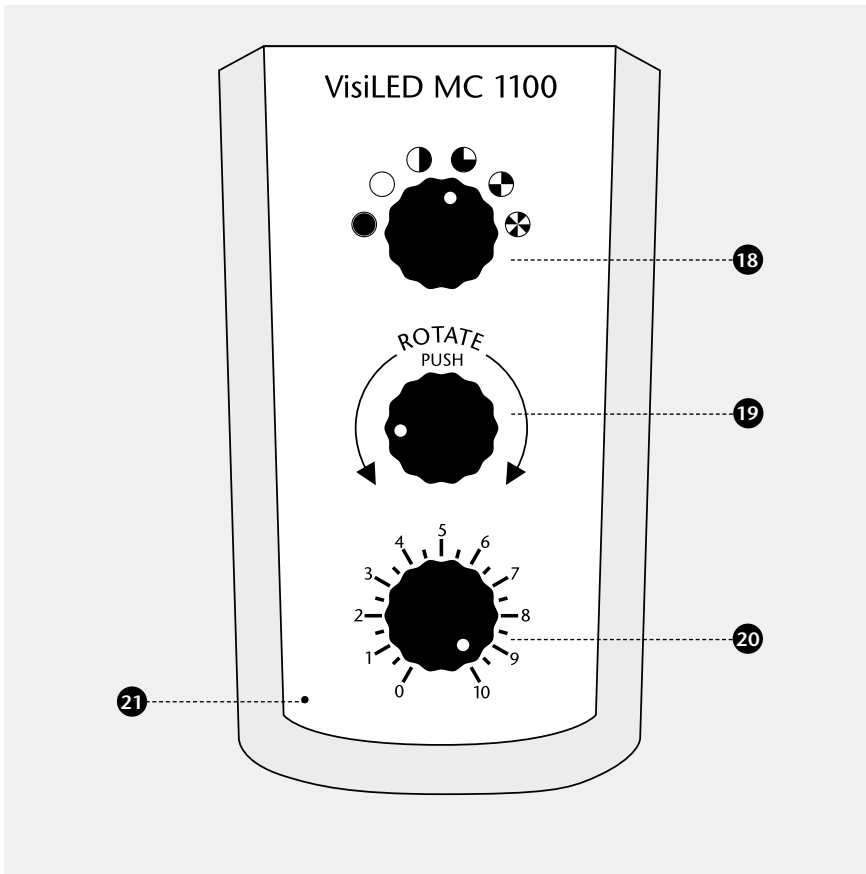


18 Adjusting knob for segment control
Adjusting knob for segment control of connected illumination unit.

19 Adjusting knob for rotation
Adjusting knob for segment rotation in both directions, press for over 1 second for continuous rotation. To set rotation speed press for over 5 seconds.

20 Adjusting knob for light intensity setting
Adjusting knob for setting light intensity of connected illumination unit.

21 Operation display

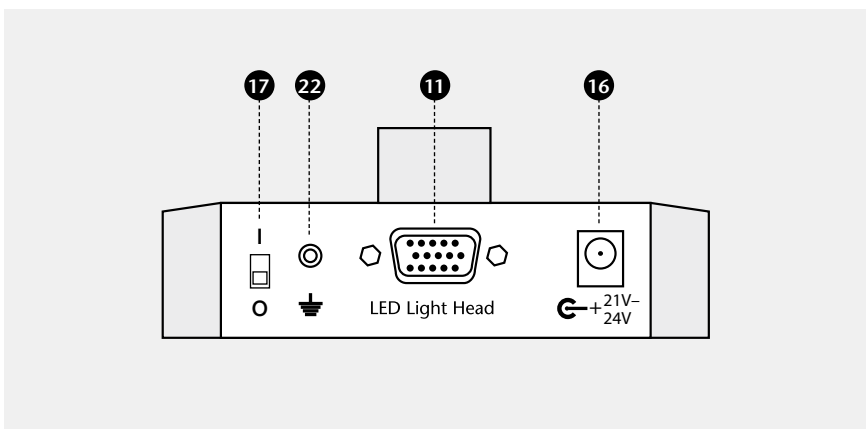

Connections on the rear panel of appliance


11 Connection for illumination unit

16 Connection for switching power supply

17 On/off switch

22 Earthing connection

2.3 MC-D 1100

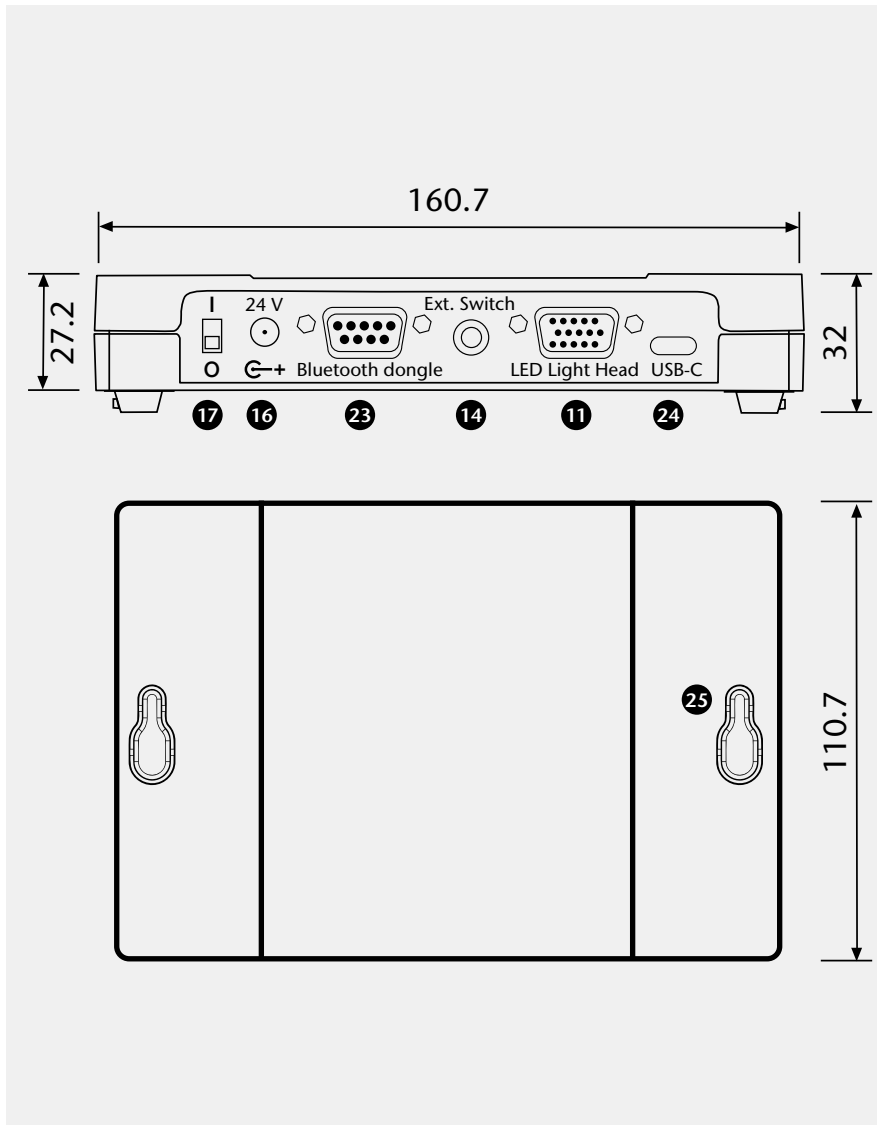

Operating controls

- 17 On/off switch
- 16 Connection for switching power supply
- 23 **Connection Bluetooth Dongle**
Enables the control of the MC-D 1100 via an optionally available Bluetooth dongle
- 14 Connection for external "Trigger"
- 11 Connection for illumination unit
- 24 **Connection for USB-C**
Enables the control of the MC-D 1100 via computer
- 25 **Slotted holes**
Enables mounting on the wall or stacking several controllers

Housing underside

EN



26 Clamping latch
Enables multiple controllers to be stacked

27 Feet

3. Intended use and important information

Symbols used

Symbol	Meaning
	Warns of a danger spot (caution, obey documentation)
	Off
	On

Intended use

The VisiLED series is an innovative LED illumination system, specially developed for the fields of stereo microscopy and macroscopy. The system is intended for industrial, laboratory and medical applications*. For medical applications the system is designed to illuminate observation areas where there is no indirect or direct contact with patients.

Safety information



Please read and follow these instructions carefully. The VisiLED system's safety cannot be guaranteed if they are not obeyed.

- In accordance with the EN 62471 standard the LED illuminations of the VisiLED Series are classed as products under class 1.
- The VisiLED Series illumination system conforms with the following -European Directives:
2014/35/EU (Low Voltage Directive)
EMV Directive 2014/30/EU
2011/65/EU (RoHS)
The technical documentation and full compliance with the standards listed below proves the conformity with the essential requirements of the above-mentioned EC Directives:
EN 61010-1:2010
EN 62471:2008
EN 61326-1:1997 + A1:2013
- LEDs feature a very high luminance. Therefore, do not look directly into the LEDs when the illumination is switched on (Danger of ophthalmic injury.)!
- To avoid unnecessary stressing of your specimen by illumination with visible light, reduce the brightness and duration of illumination to the minimum required.
- Please take care that the VisiLED system is used with electronic power supplies and power cords specified by SCHOTT – only then is faultless operation and conformity with standards guaranteed!
- Please ensure that the electronic power supply is only operated with the specified mains voltage. The power supply must only be plugged into sockets which are earthed. More details regarding the electronic power supply can be found in Section 13, technical data.
- The mains cable must not be replaced by cables with inadequate ratings.
- The supply cable must not exceed a length of 3 m.
- In the event of insufficient cooling the integrated thermo guard switches off the illumination unit temporarily to protect the LEDs.
- The illumination system has been developed for operation in dry rooms only.

* To receive the spectrum of your individual light source please contact info.microscopy@schott.com

- The system must not be used in explosive areas.
- Safe disconnection from the power supply takes place only by pulling out the mains plug.
- Before changing the system configuration always switch off the controller and pull out the mains plug.
- The plug of the power supply unit serves as an all-pole disconnecting device and must be easily accessible at all times. For reasons of energy saving we recommend to pull out the mains plug and so disconnect the electronic power supply from the mains voltage when the VisiLED system is not in use.
- The electronic power supply or the VisiLED controllers or illumination units must not be opened or dismantled. Technical modifications to any parts of the VisiLED system are forbidden. Repairs must be carried out only by the manufacturer or by its authorized customer service agencies.
- A check of the safe condition after the repair must be carried out.
- Please ensure that every user of the VisiLED system has quick access to these instructions.
- The manufacturer is not liable for damage caused by failure to obey these instructions.

Important information



- The LED transmitted light brightfield stage has been developed for operation in a microscope stand or in another metallic heat sink.
- If the transmitted light brightfield stage is operated without heat sink the metal housing can heat up to approx. 45°C. However, the diffuser disc and the specimen field do not heat up to the same level.
- If the housing is accidentally touched the temperature may seem unpleasantly warm but it is technically safe. The operation of the illumination is not affected!

Information for operating the LED transmitted light brightfield stage

The UV / bright field ring light S80-55 UV is intended for industrial and laboratory applications. It has been engineered for the areas of stereomicroscopy and macroscopy. It falls into risk class 3 in accordance with IEC 62471. In UV mode, it emits UV-A light of the wavelengths 340-420 nm.

Information UV Ringlight

Never look directly into the switched on UV LEDs!

Please wear suitable UV protective glasses and suitable skin protection (gloves) during operation.

Safety information



The UV / bright field ring light S80-55 UV is equipped with a UV blocking filter (435LP), which guarantees eye protection when viewing the sample through the microscope eyepieces. Therefore, this must not be removed! The manufacturer is not liable for damage caused by failure to obey these instructions.

4. System set-up

The system should only be set up when the LED controller is switched off (on/off switch [17] in position **O**) and with mains plug disconnected.

Please take care that the VisiLED system is used with electronic power supplies and power cords specified by SCHOTT and that the power supply is only operated with the specified mains voltage.

MC 1100

To operate the MC 1100 first attach the LED illumination unit to the controller connection (11). Please fix the connected plug using the two fastening screws. Then connect the electronic power supply with connector (16). Finally connect the power cord to the power socket (for permitted power voltage see Section 12, technical data).

MC-D 1100

When using the MC-D 1100, please first connect the LED lighting unit to the controller's connection socket (11). Please fix the connected plug using the two mounting screws. Connect the controller to the computer via USB. To do this, connect the supplied USB-C cable to the USB-C socket (24) of the controller and the other end to your PC.

If required, connect an external trigger to the trigger connection (14) of the MC-D 1100. Then connect the electronic switch-mode power supply to the socket of the MC-D 1100 and the 3-pole mains cable to the input side of the switch-mode power supply. After completing the system setup, connect the mains cable to the specified mains voltage (see chapter 13, technical data).

MC 1500

The MC 1500 memory controller allows the connection of up to two VisiLED illumination units. Please connect the unit(s) with connectors (11) or/and (12) of the controller. Fix the connected plug using the two fastening screws.

If connection to a PC is required please attach the RS232 cable provided or the USB 1.1-to-R232-converter (accessory) to the MC 1500 controller connection and fix with the fastening screws. Connect the other side of the RS232 cable or converter to a free RS232 or USB interface in accordance with the instructions for your computer. To install the user software for the MC 1500 please follow the installation instructions on the supplied CD-ROM.

If required, connect the foot switch (accessory) to the MC 1500.

Finally connect the electronic power supply with connection (16) of the MC 1500 and the 3-pin power cord with the input side of the electronic power supply. When the system configuration has been set up connect the mains cable to the specified mains voltage (see Section 12, technical data).

Since the MC-D 1100 does not allow manual operation of the lighting unit, it can also be placed or mounted outside the microscope setup. The housing of the MC-D 1100 offers the possibility of stacking several controllers on top of each other, as well as the possibility of wall mounting. To mount the controller on a wall, break out the perforated hole plugs of the elongated holes provided on the top of the controller. These are then used to hold the cap screws mounted on the wall.

To stack several controllers, first break out the perforated hole plugs on the top of the controller. The next controller can then be stacked on top after removing the glued-on rubber feet using the tabs on the bottom of the controller. However, all units must be supplied with power separately, even when stacked. An optional two-meter extension cable is available for connecting the lighting unit to the MC-D 1100 (item no. 400.031).

The system is switched on/off by operating the ON/OFF switch (17).

Position **O** : The VisiLED controller is switched off.

Position **I** : The VisiLED controller is switched on.

The output voltage of the electronic power supply is stabilized. This ensures stable light performance, irrespective of power fluctuations. The LED light produced is ripple-free.

When the controller is switched on the operating display (21) is lit green.

MC 1100 makes it possible to adjust the light intensity setting of the connected LED illumination unit steplessly. To increase the brightness turn the lower adjusting knob (20) clockwise.

For increased reproducibility the 0% to 100% adjustment area between the two end positions is additionally marked with 19 graduation marks, i.e. the scale ranges from 0 to 10, each with an additional mark. .

4.1 Assembly instructions

MC-D 1100

5. Start-up procedure

6. MC 1100 operation


6.1 Operating display

6.2 Light intensity setting

6.3 Segment control

All VisiLED illumination units can be controlled in segments using the MC 1100 controller.

By selecting the optimum segment mode for each specimen an object contrasting can be achieved which far exceeds the contrasts possible using a non-segmented illumination unit. Repeated activation of the select key (18) changes the segment mode. VisiLED illumination units can be operated in full-circle, semi-circle, quarter-circle, 2-segment mode and 4-segment mode using the MC 1100.

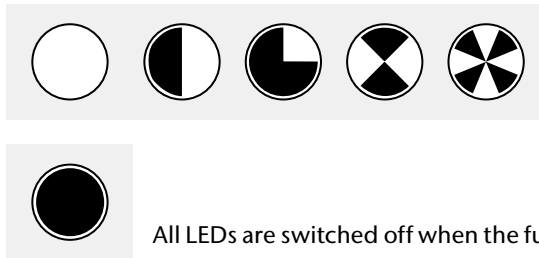

6.4 Single step and continuous rotation

The MC 1100 controller makes it possible to turn the segment setting of all VisiLED illumination units step by step or also to put them into power rotation mode.

The rotation mode increases the impression of three-dimensionality with structured objects, especially when viewed with a monitor.

By turning the middle rotation key (19) clockwise the segment setting of the connected illumination unit moves correspondingly clockwise in 1/8 circle steps. If the key (19) is turned anti-clockwise, then the set segments move correspondingly anti-clockwise.

By pressing (> 1 s) the rotation key (19) the segment setting begins to rotate clockwise in 1/8 circle steps. The rotation is deactivated by pressing the key (19) again.

If required the rotation speed can be adjusted by pressing the rotation key (19) in rotation mode (> 5 s) until the full-circle flashes. The rotation speed can be reduced by turning the rotation key (19) anti-clockwise and increased by turning clockwise. The adjusted speed is stored by pressing the rotation key (19) again.

7. MC-D 1100 operation

The MC-D 1100 controller can only be controlled by a PC via control commands. The operating systems Windows 7, Windows 8/8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008 R2 and Windows server 2012 R2 are possible. Use the included USB connection cable for this.

All information such as port settings, formats, control commands and error codes required for integrating the MC-D 1100 into individual control software is described in a separate information sheet.


In addition, SCHOTT offers software for demonstration purposes. The protocol command overview and the software can be obtained from the SCHOTT website via the following link or the QR code.

<https://www.schott.com/products/visiled-microscopy-illumination/downloads>

First install the appropriate driver so that the MC-D 1100 can communicate with your computer. To do this, connect the controller to your computer using the USB connection cable provided and switch on the controller. The operating system will then prompt you to install the new USB device. Follow the instructions of your operating system.



Software & Control
commands

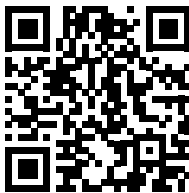

PC driver

8. MC 1500 operation

8.1 A/B unit selector key

The MC 1500 controller makes it possible to control up to two LED illuminations (A and B). In order to keep the control panel clearly arranged and compact separate operational controls for each unit A and B have been dispensed with. A **changeover button** takes their place:

By pressing the unit selector key (1) the MC 1500 operating controls are routed to VisiLED unit A or B. The green LED indicators above key (1) display which of the two illumination units (A or B) has been selected.

Please note

- Only the selected VisiLED unit (A or B) can be set by the MC 1500 operation controls! This applies to the segment setting (3), the light intensity setting (5), the rotation setting (6) and the key (9) “Strobe on/off”.
- The LED displays (2) and (4) on the MC 1500 control panel show the settings for the selected illumination unit only! The segment mode and the intensity setting of VisiLED unit A and B **cannot** be read off **concurrently**, but rather **successively** – by repeatedly pressing the key (1).
- The illumination is not changed by solely pressing the selector key (1). In particular the light of the VisiLED units is not switched on or off!

All other MC 1500 settings affect both illumination units

Synchronized rotation (see Section 8.4):

- “Rotation of mixed light” and setting of “rotation speed”

Memory area (see Section 8.5):

- “Storage of mixed light” and “Calling-up mixed light”
- If just the storage of light from one of the two LED illuminations (A or B) is required then the second LED unit should be dimmed down to intensity 0.

Strobe mode (see Section 8.6):

- Setting of “Strobe frequency” and “Strobe pulse duration”
- In this way “synchronized strobing” is guaranteed if both LED illuminations are in strobe mode! Individual activation/deactivation of the strobe mode using key (9) is possible for each LED illumination (see above).

Trigger mode (see Section 8.6):

- “Trigger mode on/off” and “Trigger delay time” (time between trigger pulse and light pulse)

All VisiLED illuminations can be controlled in segments using the MC 1500.

8.2 Segment control

By choosing the optimal segment mode for each specimen an object contrasting can be achieved which far exceeds the contrasts one gets using a non-segmented ringlight.

Repeated activation of the select key (3) changes the segment mode of the selected illumination unit (A or B):

„Full circle → Semi circle → Quarter circle → 2 segment mode → 4 segment mode → Full circle → ...“



The LED indicators of the segment control (2) display in which segment mode the selected unit is currently set.

To change or check the segment mode of the second VisiLED unit this must first be selected using the unit selector key (1).

If the MC 1500 is being controlled via a computer then all 8 individual segments of each illumination unit can be accessed. By combining the individual segments user-defined segment modes can be set.

The MC 1500 makes it possible to set the brightness of all VisiLED illuminations.

8.3 Light intensity setting

By pressing key (5) the brightness of the selected LED illumination unit (A or B) can be set. Short tapping increases or decreases the brightness in small steps. Continuous pressing of (5) increases (or decreases) the brightness steplessly.

The LED indicators of the brightness setting (4) display in which brightness range the selected illumination unit currently is:

Range	LED indicator display (4)	Light intensity of selected LED illumination		
1	no LED lit	0 %	to	1 %
2	one green LED	2 %	to	32 %
3	two green LEDs	33 %	to	59 %
4	two green and one yellow LED	60 %	to	82 %
5 – „Overdrive“	two green, one yellow and one red LED	83 %	to	100 %

To change or check the light intensity setting of the second LED unit this must first be selected using the unit selector key (1).

If the MC 1500 is being controlled via a computer then the intensity of each individual LED unit can be specified to the exact percentage.

In brightness range 5 the selected LED unit is in overdrive mode: maximum light intensity of LEDs is reached!

8.4 Single step and continuous rotation

The MC 1500 makes it possible to turn the segment setting of all VisiLED illuminations step by step or also to put them into permanent rotation. If two VisiLED units are connected to a MC 1500 then it is possible to synchronously rotate both illuminations: the mixed light characteristics remains constant when rotating around the specimen under observation.

The rotation mode increases the impression of three-dimensionality with structured microscope objects, especially when viewed with a monitor.

Short tapping of the rotation key (6) turns the segment setting of the selected illumination unit (A or B) step by step by a 1/8 circle. If the key is pressed for longer (> 2 seconds) the permanent rotation of the actual segment mode for this LED unit is activated/deactivated.

To be able to turn or rotate the light of the second VisiLED unit this must first be selected using the unit selector key (1).

The synchronized turning of the illumination of **both** units (A and B) is achieved by pressing down key (10) at the same time as key (6). If this key combination is held down for longer than 2 seconds the permanent synchronized rotation of the mixed light is activated or deactivated.

When the MC 1500 is controlled via the computer it is also possible to specify the direction and exact speed of the rotation.

The MC 1500 controller possesses memory stations for saving the set mixed light and makes it possible to switch between several mixed light conditions.

In this way it is possible e.g. to observe the specimen under different defined illumination conditions without requiring time-consuming re-setting of the light.

In addition it is possible to archive the configurations as setting files in the PC and when required download to the MC 1500.

The current set illumination condition can be stored by pressing down the memory key (M) and selecting a memory key (M1) to (M4). In doing so previous settings in this memory station are overwritten.

A stored illumination condition can be called up again by pressing the appropriate memory key M1 to M4. After calling up a stored condition the green LED display belonging to the memory station lights up.

- The settings stored in the memory positions of the MC 1500 remain available – even after switching the controller off and on or after cutting the unit off from the power supply temporarily. They can only be deleted by being overwritten.
- Always the settings of **both** units are saved. If only the light from one of the two VisiLED illuminations (A or B) is supposed to be saved then the **second** LED unit should be dimmed down to **intensity 0**.
- The delay time (trigger mode) can only be stored with limitations (see Section 8.6).

When the MC 1500 is controlled via the computer there is also the possibility of uploading the memory settings of the controller to the computer. There sets consisting of five different illumination conditions (four memory stations and the currently set light) can be archived in setting files.

If required, the archived setting files can be called up again via the user software and also downloaded from the PC into the memory of a MC 1500.

8.5 Memory functions

Storage of mixed light

Calling up mixed light

Please note

8.6 Special functions (strobe mode, trigger mode, flash mode)

Strobe mode

The special functions detailed below are primarily significant for the application of the VisiLED system in the field of industrial image processing or “Machine Vision”.

Strobe mode serves to produce “frozen images” of cyclically moving specimens, e.g. rotating fans or balance-wheels of a clock.

By pressing the function key (9) the selected illumination unit (A or B) is put into strobe mode: the light of this LED unit pulsates. Repeated pressing of key (9) deactivates the strobe mode of the unit again.

The strobe mode makes it possible to “freeze” the movement of cyclically moving specimens – but only if the strobe frequency is synchronized exactly with the oscillation or rotation frequency of the moving specimen:

- Pressing the up/down keys (5) when the strobe mode is activated sets the strobe frequency: the “up” key increases the frequency, “down” decreases it.
- The strobe frequency can be set roughly by holding down (5) for more than 2 seconds.
- The frequency can be fine-tuned by quickly pressing (5).

In addition the pulse duration of the individual strobe pulse can be changed. The shorter the duration of the individual pulse, the sharper the “frozen” image will be. The brightness of the strobe light is, however, reduced when the pulse duration is decreased. For this reason the pulse duration should be optimized for each moving specimen.

- Pressing down key (10) together with the up/down key (5) when the strobe mode is activated sets the strobe pulse duration. The key combination (10) + (5 “up”) increases the pulse duration, (10) + (5 “down”) decreases it.
- The strobe pulse duration can be set roughly by holding down the key combination (10) + (5) for more than two seconds.
- The pulse duration can be fine-tuned by holding down key (10) and pressing (5) quickly.

Please note

- When strobe frequency or strobe pulse duration are changed, this automatically affects both VisiLED units (A and B). This guarantees the synchronized strobing of both illuminations – a fundamental “must” for generating frozen images when strobing with mixed light.
- The intensity of the strobe pulses cannot be changed by the MC 1500. When the strobe is active it is automatically set at maximum brightness for this mode. However, when the computer is controlling the MC 1500 the strobe intensity for both units (A/B) can be individually adjusted.

In order to activate/deactivate the strobe mode of the second LED unit this must first be selected using the unit selector key (1).

When the computer is controlling the MC 1500 the strobe cycle duration ($1/\text{strobe frequency}$) and the strobe pulse duration can be set to the exact μs and the strobe intensity can be adjusted by the exact percentage for each VisiLED unit. If certain ancillary conditions are observed (pulse duration $< 10\text{ ms}$, cycle duration $> 10 \times$ pulse duration) an overdrive of the strobe intensity up to 300% of the continuous light is possible! Otherwise the maximum intensity is 100%.

In trigger mode both VisiLED illuminations are initially switched off, but the VisiLED system always emits a light pulse after receiving an external control signal (trigger signal).

Trigger mode

In this way, for example, an individual pulse is always released from an external Machine Vision system whenever an image of a specimen has to be recorded.

The trigger mode is activated when the strobe key (9) is pressed while key (10) is held down. The LED display (4) rolls up and down to indicate trigger mode has been activated. The trigger mode is deactivated by pressing the key combination (10) + (9) again.

The light pulse can be emitted with a defined time delay after receiving the trigger signal. This time delay can be set using the keys (5) when trigger mode is active. The “up” key increases the time delay; the “down” decreases it.

The initial setting of the MC 1500 is selected so that the delay can be set at 1 second and reduced to 0. The delay can be increased to up to 16 seconds by computer.

- The activation/deactivation of the trigger mode and the delay time setting automatically affect both LED illuminations (A/B).
- The intensity and pulse duration of the emitted light pulse cannot be changed using the controller. However, when the computer is controlling the MC 1500 there is the possibility of individually adjusting both values.
- After the trigger signal has been received no additional trigger signal can be accepted until the light pulse has been emitted.
- After the light pulse has been emitted, until an octuple pulse duration has elapsed, no further light pulse can be emitted. This protects the LEDs.
- The light pulse is triggered by bypassing both contacts of the flash connection (14) on the back of the controller (3.5 mm jack socket). The tip of the connector is positive.
- The trigger signal should last more than 5 μs .

Please note

- Whenever a new delay time is sent from the PC to the controller automatically the accuracy of setting the delay by MC 1500 is adjusted. It amounts always to 0,5% of the set delay time. For this reason it is not possible to store different delay times from PC correctly in the different memory stations of the MC 1500. We recommend to use in trigger mode one memory station only. Alternatively identical delay times could be stored in all used memory stations.

When the computer is controlling the MC 1500 the pulse duration of the individual pulse can be set to the exact μ s. In addition the pulse intensity can be adjusted by the exact percentage for each LED unit. When the pulse duration is less than 10 ms an overdrive of the pulse intensity up to 300% of the continuous light is possible. Otherwise the maximum intensity is 100%.

Flash mode

In flash mode the set mixed light can be momentarily intensified by an intensive single pulse so that the exposure times of connected photo equipment can be reduced – the mixed light “flashes”.

The MC 1500 controller possesses a connection for a flash cable (14). A corresponding cable can be connected to cameras or micro-photographic equipment via an S contact.

When recording an image the LED illumination system emits a photoflash in addition to the set continuous light. In this way the intensity of each unit is momentarily increased by a factor of 4. So the set mixed light characteristics remain constant during flashing!

To avoid the illumination heads being overloaded the flash is only emitted if both illumination units are in the 0 to 3 brightness range. In addition the -strobe and trigger mode must be deactivated for both LED illuminations.

Please note

- A maximum of two green LEDs of the display (4) must be lit up for each VisiLED unit. Please also check the second unit by pressing (1).
- The flash intensity automatically results from the light intensity setting of the continuous light. The highest intensity of the flash pulse is 236% when the affected LED unit is set to 59% brightness.
- The flash pulse is triggered by bypassing the contacts of the flash connection (14) on the back of the controller (3.5 mm jack socket).

When the computer is controlling the MC 1500 the flash duration can be set to the exact μ s.

The flash is always emitted simultaneously for both illuminations. If only the flashing of one of the VisiLED units is required then the second LED unit should be dimmed down to 0 brightness

The MC 1500 controller can receive control commands from a PC. The following operating systems are possible: Windows 7, Windows 8/8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008 R2 and Windows Server 2012 R2.

8.7 PC control

The computer is connected to the connection (13) of the controller using a RS232 cable. The MC 1500 can also be connected to a PC's USB interface using a USB 1.1-to-RS232 converter (accessory) – with full USB functionality.

The CD-ROM supplied contains demonstration software for controlling the MC 1500, a DDL file for integrating the controller steering into user-own software and information on controlling the MC 1500 via a hyper terminal. The demo software allows to comfortably control all functions of the MC 1500. The MC 1500 can in principle also be controlled via a palm top unit if the palm is equipped with a terminal software.

- A detailed manual on the current version of the software in pdf format can be found on your CD.
- The user program supplied has the status of demonstration software because no software support going beyond the accompanying documentation can be given!
- In general, customer-specific changes to the operating software cannot be undertaken. However, the user is provided with all information required to integrate the MC 1500 into his own operating program with full functionality.

Please note

- Access to individual segments, generation of user-defined segment modes.
- Intensity of each illumination unit can be set to the exact percentage.
- Exact setting of rotation speed and rotation direction.
- Exact setting of strobe mode (intensity, frequency and pulse duration).
- Exact setting of trigger mode (intensity, pulse duration and delay time).
- Setting of flash mode (pulse duration).
- Saving of 4 illumination settings in the PC. Downloading of each setting to the corresponding controller memory station.
- Generation of setting files comprising sets of five illumination settings (contents of four memory stations plus current MC 1500 setting). User-defined archiving of numerous setting files on the hard drive or storage medium.
- Uploading of five MC 1500 settings (see above) to the PC for archiving them as setting files.
- Downloading of setting files to the MC 1500 memory stations for calling up the archived settings.
- It is not possible to set different delay times (trigger mode) per PC and store them to the different memory stations of the MC 1500. See Section 8.6.

Fundamental software properties

9. UV Ringlight

The UV/bright field ring light S80-55 UV is only compatible with the VisiLED controller MC 1100 (item no. 400.080) and the MC-D 1100 (item no. 400.060). The ring light is not supported by the MC 1500 (item no. 400.000)!

When used with the MC 1100, the ring light works exclusively in 4-segment mode. You can switch back and forth between bright field and UV mode using the "Rotate" rotary knob. For safety reasons and to protect the UV LEDs, the controller automatically switches back to bright field mode after 5 minutes.

With the MC-D 1100, both the white and the UV segments can be controlled completely individually. A warning appears in the software as soon as the UV LEDs emit light.

The foot switch can be connected to the MC 1500 connection (15). When repeatedly pressed down it calls up the M1 to M4 memory stations and makes it possible to quickly switch over the stored illumination conditions without having to press a memory key.

(M1 → M2 → M3 → M4 → M1 → ...)

The brightfield-darkfield adapter kit makes it possible to connect one of the LED brightfield ringlights (S80-25, S80-55) with the darkfield ringlight (S40-10D) to a stereo microscope.

If the ringlights combined on the microscope are then connected to the MC 1500 one gets an incident light illumination that makes it possible to quickly switch between brightfield and darkfield. In addition this facilitates to comfortably generate mixed light. When the adapter kit was developed great care was taken to minimize the occurrence of scatter light and ambient light on the specimen.

The brightfield-darkfield adapter kit is made up of three components: the connection adapter, and two distance rings.

To set up the adapter kit first please screw the connection adapter into the thread of the S40-10D darkfield ringlight. Then fix the connection adapter to a VisiLED brightfield ringlight by sliding the adapter over the ringlight and fixing with three screws.

The brightfield-darkfield illumination is assembled on the microscope by sliding the brightfield ringlight over the microscope objective and screwing tight. The acceptance diameter of the ringlights is 66 mm. To fix onto microscope objectives with other diameters please use intermediate rings (accessory).

If the darkfield ringlight is not situated in the recommended 5 mm to 15 mm working distance above the microscope specimen, please carry out the assembling of the adapter kit as follows:

First screw one or two of the supplied distance rings into the VisiLED brightfield ringlight. Then slide the connection adapter with the darkfield ringlight over the distance ring(s) on the brightfield ringlight and fix with the three screws.

10. Accessories: foot switch and brightfield-dark-field adapter kit

Foot switch

Brightfield-darkfield adapter kit

11. Maintenance

The VisiLED system is maintenance-free. The MC 1500, MC 1100 and MC-D 1100 controllers and the LED lighting units are not designed to be disinfected when used in a medical environment.

To clean the outside of the controller or the illumination components please use a soft dry cloth or commercially available plastic cleaning cloths.

The use of cleaning agents, alcohol or any other chemicals is not permitted.

12. Troubleshooting

MC 1100

In case of a static discharge the controller can switch itself off. After briefly switching off and on again (17) the appliance is ready for operation again.

Fault	Possible causes and remedial action
1. No light, operation display (21) not lit up	Is switching power supply correctly connected to controller and power cord? (16) • Is correct supply voltage available? • Is controller switched on? (17)
2. No light, operating display (21) lit up	• Is LED illumination unit correctly connected? (11) • Is the light intensity setting too low? (if necessary, increase by turning knob [20])
3. Low intensity	• LED unit excessively heated. Reduce brightness (20) or switch off appliance for a while (17).

MC-D 1100

Fault	Possible causes and remedial action
1. no registration on PC	• Controller switched on? (16) • USB cable connected correctly? • Switching power supply correctly connected to the controller and main cable? (17)
2. Controller as unknown device displayed on the PC	• Device driver installed?
3. no light and correct login on the PC	• LED lighting unit correctly connected? (11) • Brightness setting too low? (if necessary, increase brightness via command) • LED unit too hot. If necessary check ring light status in the software • Ring light recognized correctly? If necessary check ring light status in the software
4. Segment setting or rotation mode do not work	• Has the correct segmentation been selected? If selected , all LEDs are switched off. • Shutter open? • Increase intensities
5. Strobe- or trigger operation faulty	• Correct parameters and settings selected? • Default button in the software resets the parameters to the default setting.

MC 1500

Fault	Possible causes and remedial action
1. No light, A/B LED display (1) no lit up	• Is electronic power supply correctly connected to LED controller and power cord? (16) • Is correct supply voltage available? • Is controller switched on? (17)
2. No light, A/B LED display (1) lit up	• VisiLED illumination(s) connected correctly? (11), (12) • VisiLED illumination(s) dimmed down to brightness 0? Select each illumination unit with unit selector key (1) and increase brightness (5).
3. No light, LED display A/B (1) lit up LED display (4) rolling	• LED illuminations in trigger mode. Deactivate trigger mode by pressing key combination (10) + (9) or increase intensity and if necessary pulse duration of individual light (see Section 8.6)
4. No light, A/B LED display (1) lit up, three LEDs of display (4) lit up	• Is selected VisiLED unit in strobe mode? Increase strobe intensity and possibly strobe pulse duration or deactivate strobe with (9) (see Section 8.6)
5. No light, redLED display (8) permanently lit up	• LED illumination(s) heated up excessively. Reduce brightness slightly (5) until the red LED goes out, if necessary for both LED units.
6. Light available, red LED display (8) blinking	• Warning that the LED illumination is approaching the permitted temperature limit.
7. Not possible to set brightness by pressing key (5)	• Is the VisiLED unit to be set already selected? If necessary activate switch (1). • Deactivate strobe with (9) or increase strobe intensity and if necessary strobe pulse duration (see Section 8.6). • Is selected VisiLED unit in trigger mode? Deactivate mode using (10) + (9) or increase intensity and if necessary pulse duration of individual pulse (see Section 8.6).

MC 1500

Fault	Possible causes and remedial action
8. Segment setting or rotation mode not functioning	• Has the LED unit to be set already been selected? If necessary select using switch (1) (also see Section 8.2 or 8.4)
9. Light does not change when (M1) to (M4) memory keys activated	• Have the memory keys already been programmed? If necessary save different illumination conditions by pressing down the M key together with one of (M1) to (M4) keys
10. The programmed settings are deleted when the MC 1500 is switched off	• Default values are set when the MC 1500 is switched on. Please save individual settings in memory stations before switching off controller.
11. Strobe mode: Illumination not pulsating	• Is strobe activated? Select required illumination unit using (1) and activate strobe mode (9). • Is strobe frequency too high, strobe intensity too low or strobe pulse duration too long? Optimize variables. If necessary set strobe intensity individually for both LED units (see Section 8.6).
12. Strobe mode: no stationary image	• Is movement of the specimen periodic with a constant frequency? Only then are stationary images possible. • Optimize strobe frequency (see Section 8.6).
13. Strobe mode: Stationary image is blurred or pale	• Please decrease strobe pulse duration. If necessary increase strobe intensity individually for each unit (see Section 8.6). • Preferably activate strobe mode for both VisiLED units. If that is not desirable reduce the brightness of unit that shall not strobe to required minimum. • If necessary reduce ambient light.
14. Trigger mode: No light pulse or light pulse too weak	• Is intensity or duration of light pulse too low? If necessary increase values using PC control (also see Section 8.6).

MC 1500

Fault	Possible causes and remedial action
15. Trigger mode: Light pulse mistimed	• Optimize time delay between trigger pulse and light pulse (also see Section 8.6). • Were different delay times stored in the memory stations of the MC 1500? Correct recall of all delay times is not possible then. Please use in trigger mode one memory station only or store identical delay times in all used memory stations.
16. Trigger mode: not all trigger signals recognized	• Does trigger pulse occur too soon after light pulse? Reduce duration of light pulse! • Is trigger signal too short? Please increase time of the trigger pulse (see also Section 8.6).
17. Flash mode: Flashing via synchronous flash cable not functioning	• Is flash cable connected correctly? (14) • Are both LED illuminations in the 0 to 3 brightness range? Two green LEDs maximum (4) should be lit up. If necessary turn down the brightness of both units appropriately using (5) (see Section 8.6). • Is flash pulse duration too short? If necessary increase via PC control. • Are strobe mode and trigger mode deactivated? If necessary deactivate for both LED units (see Section 8.6).
18. Flash mode: Flash not bright enough	• Is flash pulse duration too short? If necessary increase via PC control. • For maximum flash intensity increase the brightness of both units until the third LED of display (4) "just doesn't" light up.

If you are unable to rectify the fault by the actions mentioned above, please contact your specialist dealer or the nearest SCHOTT agency. More extensive repairs must be carried out by the authorized customer service depot.

Properties	Values	Tested in accordance with
Type description	• VisiLED Controller MC 1100, MC-D 1100 and MC 1500 Controller* • VisiLED electronic power supply	
Dimensions (W x D x H)	mm See enclosed drawings	
Mass of LED Controller	kg MC 1100 approx. 0.17 kg MC-D 1100 approx. 0.19 kg MC 1500 approx. 0.65 kg	
Cooling	Convection	
Operating environment	°C +5 ... +40 Indoor use only	EN 60601
Relative air humidity	% • Up to 31°C ambient temperature: 85% • Up to 40°C ambient temperature: decreasing linearly to 75%	EN 60601/ EN 61010-1
Air pressure	hPa 800 ... 1060	
Max. altitude	≤ 2000 m asl	
Contamination level	2	EN 61010-1
IP Protection Type	MC 1100: IP 40 MC-D 1100: IP 20 MC 1500: IP 40	Following IEC 60529
VisiLED system mark of conformity	CE, UKCA	EN61010-1 EN61326-1 EN62471

* US patent application pending

11. Technical data

(Data sheet information in accordance with DIN 58143-5)

General information

Electrical information

Please note: faultless operation and full standard compliance can only be guaranteed if the VisiLED system is operated with the electronic power supply specified by SCHOTT.

	Properties	Values	Tested in accordance with
Power supply unit	Operating voltage, frequency	100–240 V ~ 50–60 Hz ± 10 %	
	Power consumption max.	VA max. 40	
	Protection class	I	
	Overvoltage category	II	
MC 1100 et MC-D 1100 Controller	Supply Voltage	21–24 V DC	
	Current	0,6 A	
	Protection class	III	
MC 1500 Controller	Supply Voltage	21–24 V DC	
	Current	1,1 A	
	Protection class	III	

Parameter setting for MC 1500

Properties		Values	Tested in accordance with
Light intensity setting brightness ranges MC 1500: 1 = No LED lit up 2 = One green LED 3 = Two green LEDs 4 = Two green and one yellow LED 5 = Two green, one yellow and one red LED	%	0–100 0–1 2–32 33–59 60–82 83–100	Base setting 32%
Rotation mode Angle of single rotation step illumination time of each step* → Rotation speed*		45° ms 2–500 → 0.25–62.5 rps	125 ms → 1 rps
Strobe mode Strobe cycle duration → Strobe frequency Strobe pulse duration Strobe intensity*		deaktiviert μs 100–65 000, (full intensity from on 500 μs) → Strobe frequency 15–2000 Hz (10 000 Hz) μs 80–65 000 % 0–100 without overdrive 0–300, if overdrive conditions fulfilled (see Section 8.6)	40 000 → 20 Hz 2500 300
Trigger mode Light pulse duration Light pulse intensity* Delay time*		μs 80–65 000 0–100 without overdrive 0v300, if „pulse duration < 10 000 μs“ ms 0–16 000 (only limited settings possible via controller keypad)	deaktiviert 2500 300 1000
Flash mode Flash duration	μs	80–65 000	2500

Precise setting of the parameters only by computer control of the MC 1500. The MC 1500 controller's keypad only allows rough visible adjustment.

* The values indicated with * can only be changed via computer.

→ The values indicated with → are derivative values that cannot be directly set.

MC 1500 Connections

Properties	Values
RS232 connection cable or RS232-to-USB1.1 converter (13)	• Sub-D, 9 pin, “female” • Pin 2 = Data out from MC 1500 • Pin 3 = Data into MC 1500 • Pin 5 = Ground
Connection for flash cable and trigger mode (14)	• 3.5 mm mono jack socket • tip positive tied to + 5 V with 10 kΩ resistor • TTL, CMOS, Volt free contact or NPN open collector compatible, triggered by a falling edge (contact closure)
Connection for foot switch (15)	• 3.5 mm power socket • tip positive tied to + 5 V with 10 kΩ resistor • TTL, CMOS, Volt free contact or NPN open collector compatible, triggered by a falling edge (contact closure)
Voltage input (16)	• 2.1 mm extra-low voltage socket • tip positive, 21–24 V DC • Max. current drain 1,1 A

MC 1100 Connections

Properties	Values
Connection for switching power supply (16)	• 2.1 mm extra-low voltage socket • Positive center pin, 21 - 24 V DC • Power approx. 1 A
Connection for illumination unit (11)	• D-Sub HD connector, 15-pin, female (should only be used in combination with our ring lights!)
Earthing connection (22)	• 3.5 mm miniature jack socket

MC-D 1100 Connections

Properties	Values
Connection for switching power supply (16)	• 2.1 mm extra-low voltage socket • Positive center pin, 21 - 24 V DC • Power approx. 1 A
Connection bluetooth dongle (23)	• D-Sub HD connector, 9-pin, female (can only be used with our optional dongle)
Connection for external trigger (14)	• 3.5 mm miniature jack socket, 2-pin • Positive tip, connected to 3.3 V via 3.3 kΩ resistor • Trigger on falling edge (contact closure) • TTL, CMOS, potential-free contact or NPN, open collector compatible
Connection for illumination unit (11)	• D-Sub HD connector, 15-pin, female (can only be used with VisiLED ring lights)
Connection for USB-C (24)	• Standard pin assignment

General properties of VisiLED illumination units

Properties	Values
LED operating hours (until drop-off to 50% brightness)	approx. 50 000 hrs
Lamp change in VisiLED illuminations	All LEDs in the ringlights must be exchanged in one go. The replacement must be carried out by the manufacturer or an authorized customer service depot.
Color temperature	approx. 5600 K
Heat protection measure	• Convection cooling • Integrated thermo guard

Optical properties of VisiLED illumination units

Component	Working distance array [mm]	Maximum illuminance [klx] (at working distance [mm])
Brightfield ringlight S40–75	55–145	110 klx (85 mm)
Brightfield ringlight S80–25	25–50	360 klx (30 mm)
Brightfield ringlight S80–55	50–135	200 klx (75 mm)
Brightfield ringlight S80–65N-2	35–100	130 klx (55 mm)
UV ringlight S80–55UV	50–135	White: 100 klx (75 mm) UV: 160 W/m ²
Darkfield ringlight S40–10D	5–15	130 klx (10 mm)
Slim Ringlight (darkfield)	20–40 40–90 5–20	45 klx (25 mm) 65 klx (50 mm) 40 klx (10 mm)
Transmitted light darkfield stage	–	100 klx (illuminance towards bottom side of the specimen)
		Bright spot Ø [mm] Luminance [cd/m²]
Transmitted light brightfield stage	–	50 20000
Brightfield-darkfield adapter kit	Suitable for microscope objectives with a 40-100 mm working distance	

Subject to modifications
and amendments

Contenu

1.	Introduction – description du système	80
2.	Boîtier de contrôle	83
2.1	MC 1500	83
2.2	MC 1100	86
2.3	MC-D 1100	88
3.	Remarques importantes et conseils de sécurité	90
4.	Installation du système	92
4.1	Instructions de montage MC-D 1100	93
5.	Mise en service	93
6.	Utilisation du boîtier de contrôle MC 1100	93
6.1	Indicateur de fonctionnement	93
6.2	Réglage de l'intensité lumineuse	93
6.3	Réglage du segment	94
6.4	Mouvement et rotation	94
7.	Utilisation du boîtier de contrôle MC-D 1100	95
8.	Utilisation du boîtier de contrôle MC 1500	96
8.1	Commutateur de choix d'unité A/B	96
8.2	Réglage du segment	97
8.3	Réglage de l'intensité lumineuse	97
8.4	Mouvement et rotation	98
8.5	Mémorisation	98
8.6	Fonctions particulières (mode Stroboscopie, mode Trigger, mode Flash)	100
8.7	Pilotage par PC	103
9.	Annulaire UV	104
10.	Accessoires: Pédale et Set d'adaptateurs	105
11.	Maintenance	106
12.	Dépannage	106
13.	Caractéristiques techniques	111

1. Introduction – description du système

La gamme VisiLED est un système d'éclairage innovant LED. Développé spécialement pour les applications en stéréo microscopie et macroscopie, ce système vous offre de nouvelles possibilités d'éclairage pour mettre vos échantillons en valeur.

L'excellent pilotage électronique des LEDs permet à la gamme VisiLED des méthodes de contraste qui vont bien au-delà des possibilités des éclairages conventionnels de microscopes. La lumière froide éclaire précisément l'échantillon sans dégagement de chaleur et avec la meilleure qualité de lumière blanche. (Température de couleur environ 5600 K.)

Le système d'éclairage travaille silencieusement et sans vibrations. La lumière ne scintille pas. La puissance de la lumière reste stable même en cas de variations sur le réseau d'alimentation.

La gamme VisiLED se compose des composants suivants

- Contrôleur MC 1500* pour commande manuelle et PC, MC 1100 pour commande manuelle et MC-D 1100 pour commande uniquement par logiciel et PC.
- Trois annulaires pour un éclairage incident intensif (S80-25, S80-55, S80-65N-2) et un annulaire pour un éclairage avec diamètre extérieur réduit (S40-75).
- Un éclairage annulaire particulièrement mince avec distances de travail en champ lumineux échangeables et adaptateur pour fond noir (Slim-Ringlight).
- L'éclairage annulaire UV assure la commutation électronique entre fond clair et UV (S80-55 UV).
- Un annulaire spécial fond noir (S40-10D) pour un éclairage optimal des surfaces planes.
- Un adaptateur pour connecter l'annulaire à fond noir sur des objectifs avec des diamètres de 66 mm et 70 mm.
- Un set d'adaptateurs pour combiner les annulaires pour un éclairage intensif avec l'annulaire à fond noir (S80-25, S80-55).
- 2 systèmes d'éclairage par transparence (backlight) pour un éclairage par transparence intensif ou à fond noir.
- Autres accessoires électriques et optiques

Ce système est alimenté par un boîtier électronique avec entrée de secteur large (100 V à 240 V ± 10 %). Les câbles d'alimentation sont disponibles dans de différentes versions variants d'un pays à l'autre.

Le boîtier de contrôle MC 1500 peut commander jusqu'à deux unités d'éclairage à LED. Y compris par exemple le réglage de l'intensité lumineuse et la commande d'un des cinq modes de segments pour chaque unité, mais également la rotation.

Des caractéristiques essentielles du système VisiLED avec boîtier de contrôle MC 1500

Ce système d'éclairage permet de créer la lumière sur un seul microscope en combinant deux éclairages à LED différents (par exemple l'annulaire à éclairage intensif avec un annulaire à fond noir ou alors un annulaire à éclairage intensif avec un backlight). Il y a par exemple la possibilité de mélanger un annulaire à éclairage intensif en mode demi-cercle avec un backlight également en mode demi-cercle ou en mode circulaire.

Grâce à la commande synchronique des éclairages à LED connectés, le boîtier de contrôle MC 1500 garantit de préserver toutes les caractéristiques de la lumière sélectionnée en mode de rotation, Stroboscopie, Trigger ou de Flash:

- Le mode rotation augmente l'impression en 3D des objets structurés, surtout en les visualisant à l'écran.
- Le mode Stroboscopie sert à créer « des images gelées » d'objets qui sont en mouvement périodique, par exemple un ventilateur en rotation.
- En utilisant le mode Trigger, des impulsions de lumière peuvent être activées par des signaux de commande externes (des signaux Trigger). C'est ainsi que l'éclairage à LED s'active seulement – par exemple par un système externe de « machine vision » – s'il est vraiment nécessaire de prendre une photo d'un objet.
- En utilisant le mode Flash, la lumière mélangée sélectionnée peut être intensifiée par une courte impulsion intensive, afin de diminuer le temps d'exposition de l'appareil photo connecté – la lumière mélangée sert de Flash.

Le boîtier de contrôle MC 1500 dispose de stations de mémoire afin de pouvoir mémoriser la lumière mélangée sélectionnée ce qui permet ainsi des changements rapides entre différentes configurations de lumière mélangée.

Chaque éclairage mémorisé peut être activé et reproduit rapidement par les touches du boîtier ou par la pédale. La mémoire dans le MC 1500 reste disponible en permanence – même après arrêt et mise en marche du boîtier de contrôle ou après déconnexion de l'unité du réseau !

De plus le MC 1500 dispose d'une interface pour raccordement à un ordinateur. Ce qui permet de transmettre des commandes pour le réglage des éclairages à LED de l'ordinateur sur le boîtier de contrôle. Grâce à la mémorisation des commandes sur le PC, il est possible d'archiver durablement toute une multitude de configurations de lumières mélangée et de les télécharger en cas de besoin dans le boîtier de contrôle MC 1500.

Le système VisiLED est équipé d'une sécurité thermique. Les températures des LEDs dans chaque unité d'éclairage sont continuellement surveillées par le boîtier de contrôle. Si les valeurs autorisées ont été dépassées, l'unité LED concernée sera éteinte après avertissement. La sécurité thermique garantit une longue durée de vie des unités d'éclairage LED – même en cas de réglage de luminosité maximale.

Des caractéristiques essentielles du système VisiLED avec boîtier de contrôle MC 1100

Le boîtier de contrôle MC 1100 permet la connexion d'une unité d'éclairage VisiLED.

Les paramètres d'éclairage les plus importants tel que le réglage de l'intensité lumineuse, choix de 5 modes de segment et une rotation dans les deux directions peuvent être commandés ergonomiquement.

En cas de besoin le système d'éclairage complet peut être branché sur la terre avec une connexion ESD.

Le système VisiLED est équipé d'une sécurité thermique. Les températures des LEDs dans chaque unité d'éclairage sont continuellement surveillées par le boîtier de contrôle. Si les valeurs autorisées ont été dépassées, l'unité LED concernée sera éteinte après avertissement. La sécurité thermique garantit une longue durée de vie des unités d'éclairage LED – même en cas de réglage de luminosité maximale.

Des caractéristiques essentielles du système VisiLED avec boîtier de contrôle MC-D 1100

Le contrôleur MC-D 1100 permet de commander une unité d'éclairage VisiLED à la fois.


Le MC-D 1100 sert d'unité de commande entre l'unité d'éclairage et un ordinateur. Une commande via Bluetooth est prévue en option.

Le MC-D 1100 permet de transmettre des ordres de réglage des éclairages à LED de l'ordinateur à l'unité de commande. Une commande manuelle n'est pas possible !

Le système VisiLED est équipé d'une sécurité thermique. Les températures des LEDs dans chaque unité d'éclairage sont continuellement surveillées par le boîtier de contrôle. Si les valeurs autorisées ont été dépassées, l'unité LED concernée sera éteinte après avertissement. La sécurité thermique garantit une longue durée de vie des unités d'éclairage LED – même en cas de réglage de luminosité maximale.


2. Boîtier de contrôle

2.1 Boîtier de contrôle MC 1500

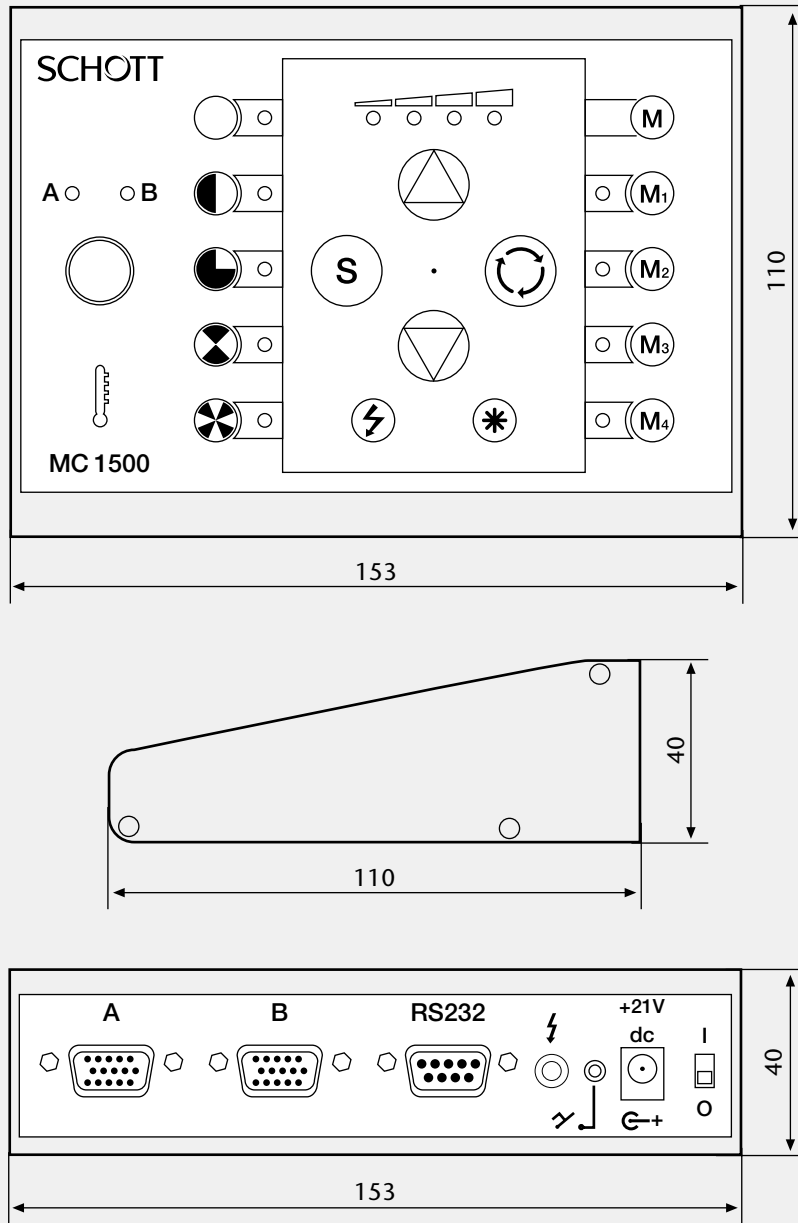

en mm

Éléments de commande

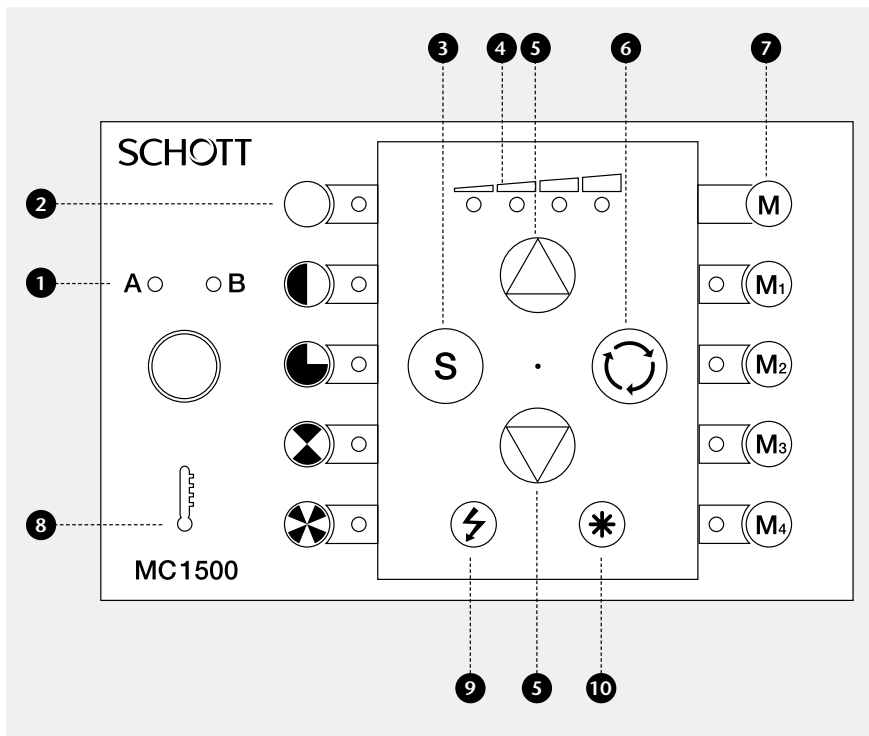

Quelques fonctions spéciales comme p.e.x. le mode flash ne peuvent être réglées qu'avec l'ordinateur.

❶ Commutateur de choix d'unité A/B

Uniquement l'unité d'éclairage A/B sélectionnée par (1) peut être réglée par le clavier! Les indicateurs LED du boîtier de contrôle MC 1500 affichent seulement les réglages de l'unité sélectionnée. Le fait d'activer uniquement le commutateur de choix (1) n'aura pas d'effets sur l'éclairage.

❷ Indicateur LED du réglage des segments

affiche le segment actuel de l'unité d'éclairage A/B.

❸ Réglage du segment

sélection du réglage de segment de l'unité A/B choisie.

❹ Indicateur LED pour le réglage de l'intensité lumineuse

affiche l'intensité lumineuse relative de l'unité A/B sélectionnée.

❺ Touches pour le réglage de l'intensité lumineuse

touches pour l'augmentation/la réduction de l'intensité lumineuse de l'unité A/B sélectionnée. Si vous avez activé le mode Stroboscopie et le mode Trigger, les touches (5) ont des fonctions spéciales (voir chapitre 8.6).

❻ Touches de mouvement des segments et rotation

mouvement pas à pas de l'unité sélectionnée A/B exerçant une légère pression sur la touche (6) rotation continue « on/off » de l'unité sélectionnée A/B en maintenant la touche (6) enfoncée plus de 2 secondes. Mouvement pas à pas ou rotation synchrone de deux unités d'éclairage « on/off » en exerçant une légère pression ou en maintenant les touches (10) + (6). Lors d'une rotation synchrone les caractéristiques des lumières mélangées sélectionnées seront préservées.

❼ Mémorisation

touches de commande M1 jusqu'à M4 pour activer les configurations d'éclairage mémorisées. Combinaison de touches (M) + (M1) jusqu'à (M) + (M4) afin de mémoriser la lumière mélangée actuellement sélectionnée.

❽ Sécurité thermique

alerte d'une température élevée de l'unité d'éclairage A/B par clignotement de la LED rouge (8). En dépassant la température maximale autorisée, l'unité LED concernée s'éteint et l'indicateur (8) reste allumé en permanence.

❾ Touche « Stroboscopie »

activation/désactivation du mode Stroboscope pour l'unité d'éclairage A/B sélectionnée. Fonctions spéciales en cas d'activation du mode Stroboscopie :

- touches (5) : réglage de la fréquence stroboscopique ;
- combinaison de touches (10) + (5) : réglage de la durée d'impulsion stroboscopique.


❿ Touches de fonction « étoile »

fonctionne seulement en combinaison avec autres touches.

❾ ❿ Combinaison de touches en mode « Trigger »


activation/désactivation du mode « Trigger » pour l'unité LED sélectionnée. Fonctions spéciales en cas d'activation du service « Trigger' » : touches (5) : réglage de la durée entre l'impulsion externe Trigger et l'impulsion de la lumière. Certaines fonctions comme par exemple le Flash ne peuvent être réglés que par ordinateur.

Connexions au dos de l'appareil

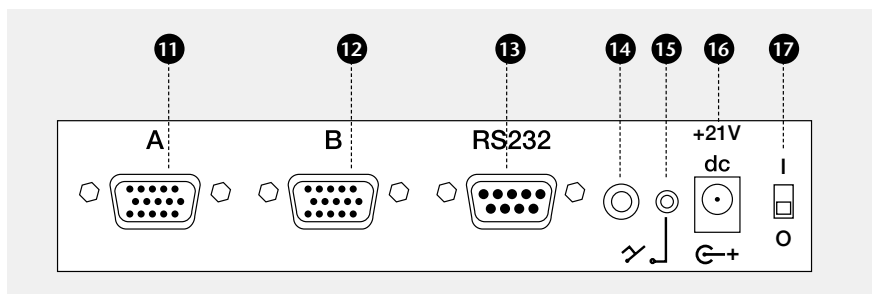


- ❶ Connexion de l'unité d'éclairage A
- ❷ Connexion de l'unité d'éclairage B
- ❸ Connexion du câble RS 232 ou du convertisseur USB 1.1-to-RS232 Interface (accessoire)
permet de piloter le boîtier de contrôle MC 1500 par PC.
- ❹ Connexion du câble de synchronisation Flash (accessoire)
permet de travailler en mode Trigger et Flash.
- ❺ Connexion de la pédale (accessoire)
permet d'activer les positions de mémoire par la pédale.
- ❻ Connexion du boîtier d'alimentation
- ❼ L'interrupteur

2.2 MC 1100

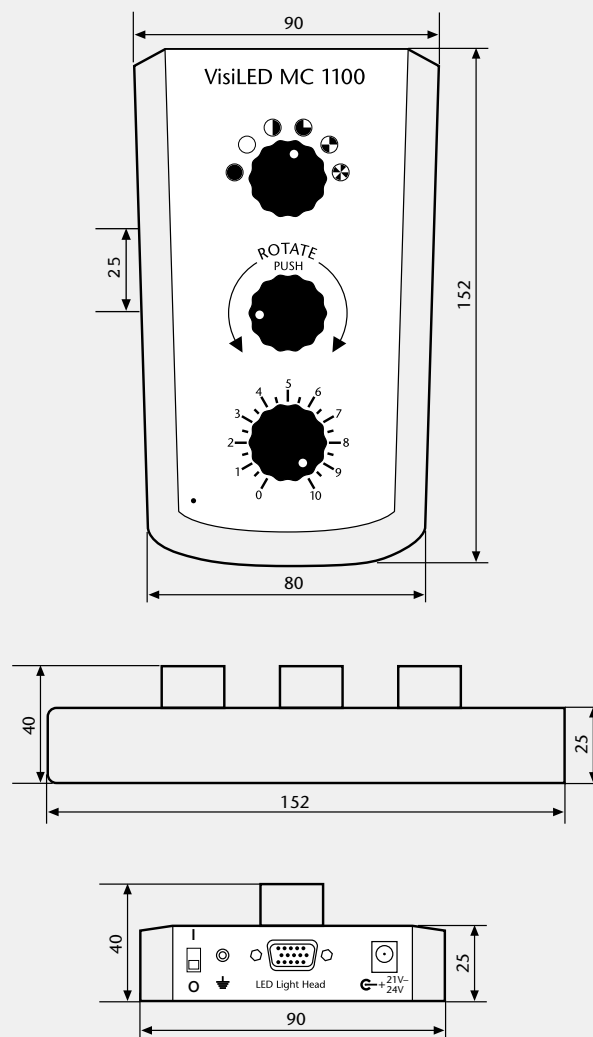


en mm

Éléments de commande

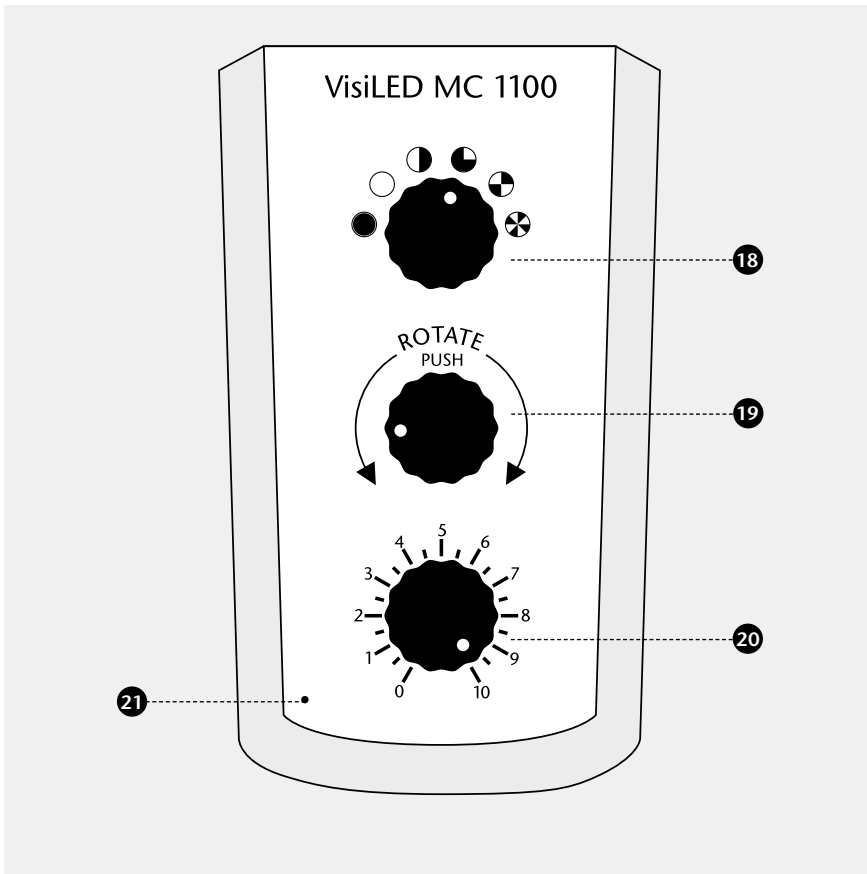


- 18 Bouton de réglage de segment**
Bouton de réglage de segment de l'unité connectée
- 19 Bouton de réglage de rotation**
Bouton de réglage de rotation de segment dans les deux directions, Pression > 1 s : Rotation continue, Pression > 5 s : Réglage de la vitesse de rotation
- 20 Bouton de réglage de l'intensité lumineuse**
Bouton de réglage de l'intensité lumineuse de l'unité connectée
- 21 Indicateur de fonctionnement**

Connexions au dos de l'appareil

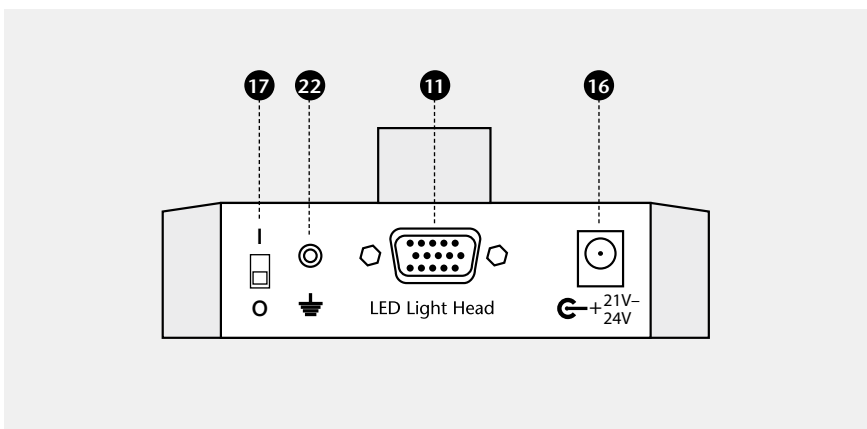

- 11 Connexion de l'unité d'éclairage**
- 16 Connexion du boîtier d'alimentation**
- 17 L'interrupteur**
- 22 Connexion mise sur terre**


2.3 MC-D 1100

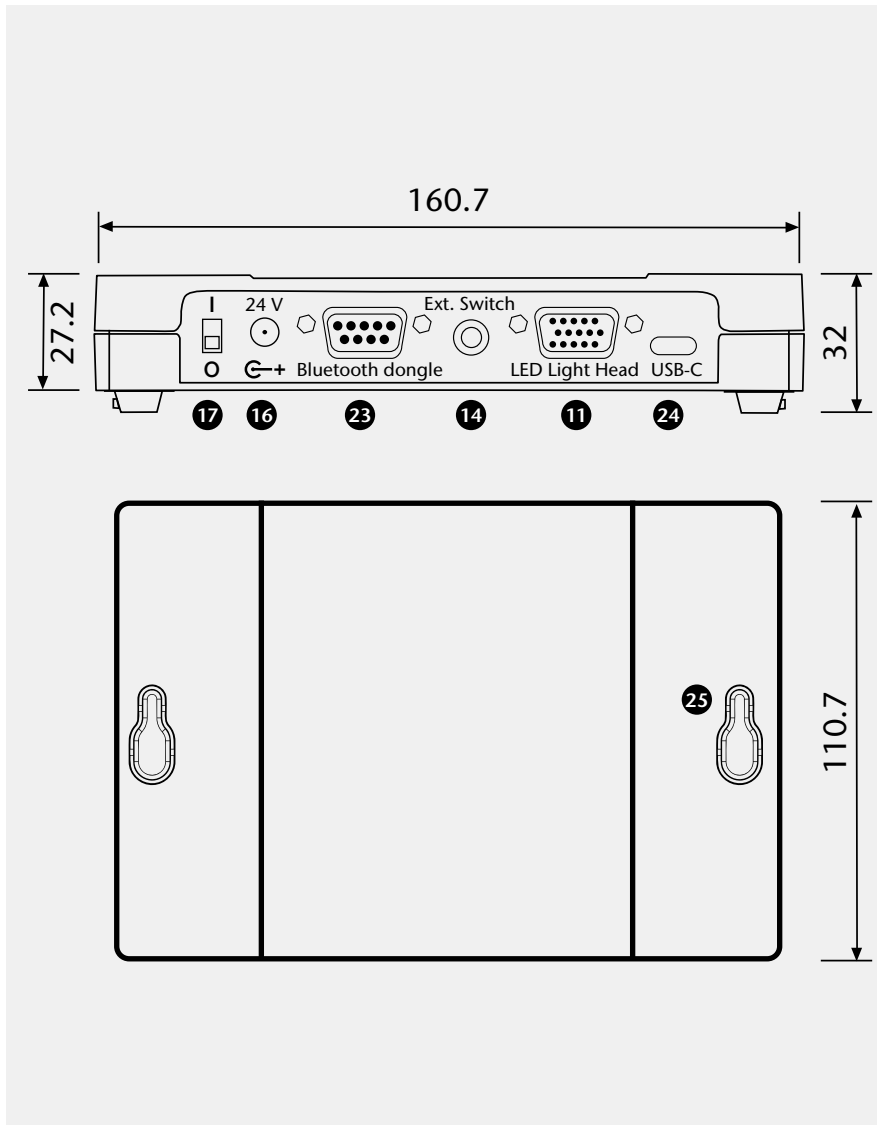

Éléments de commande

- 17 L'interrupteur
- 16 Connexion du boîtier d'alimentation
- 23 Connexion dongle Bluetooth
Permet de piloter le MC-D 1100 via un dongle bluetooth optionnel
- 14 Connexion d'un Trigger externe
- 11 Raccordement de l'unité d'éclairage
- 24 Port USB-C
Permet de piloter le MC-D 1100 via le PC
- 25 Trous oblongs
Permet le montage au mur ou l'empilement de plusieurs contrôleurs

Dessous du boîtier

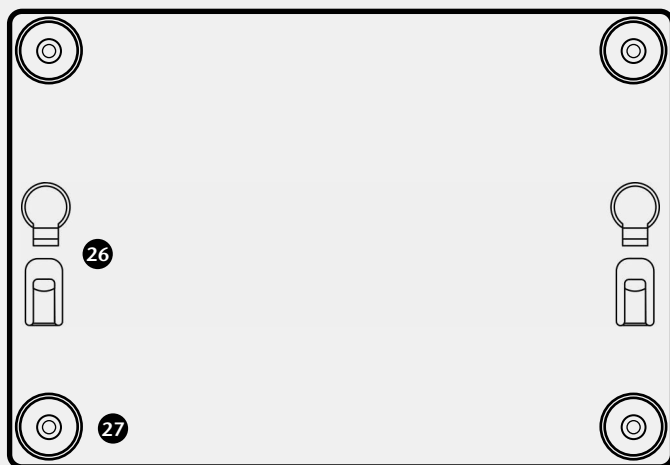

26 Cran de serrage
Permet d'empiler plusieurs contrôleurs

27 Pieds

3. Remarques importantes et conseils de sécurité

Symboles utilisés

Utilisation appropriée

Symbole signification



Présence d'une zone dangereuse (attention : il est indispensable de se référer à la documentation)



Arrêt (appareil hors tension)



Marche (appareil sous tension)

La gamme MC des VisiLED est un système d'éclairage innovant LED. Il a été développé spécialement pour les applications en stéréo-microscopie et en macroscopie, ainsi que pour la « machine vision ». Il est prévu pour une utilisation dans les domaines industriels, médicaux et de laboratoires*. Dans le milieu médical, ce système est désigné pour éclairer des zones d'observation sans contact direct ou indirect avec le patient.

Conseils de sécurité



Veuillez lire et suivre ces conseils d'utilisation soigneusement. En cas de non-respect, la sécurité de l'appareil n'est pas garantie.

- Selon la norme EN 62471, les éclairages à LED de la gamme VisiLED font partie de la classe 1.
- Le système d'éclairage de la gamme VisiLED est conforme aux dispositifs des directives de la Communauté Européenne :
2014/35/EU (directive de basse tension)
EMV Directive 2014/30/EU
2011/65/EU (RoHS)
La conformité du système d'éclairage avec les exigences de base des directives citées ci-dessus est prouvée par la documentation technique ainsi que par le respect total des normes suivantes :
EN 61010-1 : 2010
EN 62471 : 2008
EN 61326-1 : 2013
- Les LEDs se distinguent par une densité d'éclairage très élevée. Lorsque l'éclairage à LED est allumé, éviter absolument de diriger votre regard directement vers les LEDs ! (risque de blessures aux yeux)
- Afin d'éviter une charge inutile de votre objet par l'éclairage en lumière visible, diminuez l'intensité lumineuse et la durée de l'éclairage sur le stricte minimum.
- L'appareil ne doit être utilisé qu'avec les boîtiers et les câbles d'alimentation prévus par SCHOTT – Seuls les accessoires préconisés par SCHOTT assurent un bon fonctionnement et une conformité aux normes en vigueur.
- Veuillez vous assurer absolument que le boîtier d'alimentation soit alimenté avec la tension prescrite. Ne branchez l'appareil qu'à des prises avec terre. Pour plus de renseignements sur le boîtier d'alimentation voir chapitre 13, caractéristiques techniques.
- Le câble d'alimentation ne doit pas être remplacé par des câbles dont les valeurs nominales sont insuffisantes.
- La longueur du câble d'alimentation ne doit pas dépasser 3 mètres.

* Vous pouvez obtenir un spectre individuel de votre source lumineuse sur info.microscopy@schott.com

- En cas de refroidissement insuffisant, la sécurité thermique intégrée arrêtera immédiatement l'unité d'éclairage concernée afin de protéger les LEDs.
- Le système d'éclairage a été conçu pour un fonctionnement exclusivement dans des locaux secs !
- Ce système n'est pas adapté pour une utilisation dans des zones à risques d'explosion.
- La fiche du bloc d'alimentation sert de dispositif de coupure sur tous les pôles et doit être facilement accessible à tout moment. Une séparation sûre du réseau d'alimentation se fait uniquement en tirant la prise d'alimentation.
- Veuillez toujours éteindre le boîtier de contrôle et débrancher la prise d'alimentation lors de l'installation, du démontage ou du transfert du système.
- Dans le cas d'une non utilisation du système de courte ou de longue durée, nous vous conseillons de couper l'alimentation du boîtier d'alimentation en débranchant sa prise pour économiser de l'énergie.
- Ni le boîtier d'alimentation, ni les boîtiers de contrôle, ni les unités d'éclairage à LED doivent être ouverts ou démontés. Il faut absolument éviter toute modification technique. Les travaux de réparation ne peuvent être effectués que par le fabricant lui-même ou un de ses services après-vente autorisés.
- Un contrôle de l'état sûr après la réparation doit être effectué.
- Veuillez également vous assurer que ce manuel d'utilisation soit toujours à portée de chaque utilisateur.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages qui seraient dus à l'inobservation de ces conseils d'utilisation.

Conseils de sécurité



- La base du backlight a été spécialement conçue pour l'application dans le pied d'un microscope ou un autre dissipateur thermique métallique.
- Si la base du backlight est utilisée sans dissipateur thermique, le boîtier métallique peut se chauffer jusqu'à 45 °C. Néanmoins, le disque de diffusion ainsi que le champ de l'objet ne se chauffe pas de la même manière.
- La température mentionnée du boîtier métallique peut se révéler insupportable en le touchant par hasard, mais est sans conséquences au niveau de la technique de sécurité. Le fonctionnement de l'éclairage reste donc assuré d'une façon illimitée !

Remarques concernant l'utilisation de la base du backlight à LED (éclairage par transmission)

L'annulaire mixte UV / fond clair S80-55 UV est conçu pour une utilisation dans le milieu industriel et en laboratoire. Il a été conçu pour les secteurs de la stéréomicroscopie et de la macroscopie. Il appartient à la classe de risque 3 conformément à la norme IEC 62471. En mode UV, il émet une lumière UV-A des longueurs d'onde 340-420 nm.

Conseils de sécurité annulaire UV

Ne regardez jamais directement dans les LED UV allumées !
Veuillez porter des lunettes de protection UV appropriées et une protection cutanée (gants) appropriée pendant le fonctionnement.

Conseils de sécurité



L'annulaire mixte UV / fond clair S80-55 UV est équipé d'un filtre de blocage UV (435LP), qui assure la protection des yeux lors de la visualisation de l'échantillon à travers les oculaires du microscope. Par conséquent, il ne doit pas être enlevé ! En cas de non-respect de ce mode d'emploi, le fabricant n'est pas responsable des dommages occasionnés.

4. Installation du système

L'installation du système, le démontage ainsi que tout transfert ne peuvent se faire qu'avec le boîtier de contrôle LED éteint (interrupteur (17) en position **O**) et prise débranchée.

L'appareil ne doit être utilisé qu'avec les boîtiers et les câbles d'alimentation prévus par SCHOTT et avec la tension de service prescrite.

MC 1100

En utilisant le boîtier de contrôle MC 1100, branchez tout d'abord l'unité d'éclairage à LED sur la prise de connexion (11) du boîtier de contrôle en fixant bien la prise à l'aide des deux vis de fixation. Ensuite, connectez le boîtier d'alimentation sur la prise prévue du boîtier de contrôle (16). Brancher seulement à la fin le câble d'alimentation sur la prise secteur (tension autorisée voir chapitre 13, caractéristiques techniques).

MC-D 1100

En utilisant le boîtier de contrôle MC-D 1100, raccordez d'abord l'unité d'éclairage à LED à la prise de connexion (11) du boîtier de contrôle en fixant bien la prise à l'aide des deux vis de fixation. Connectez le contrôleur à l'ordinateur via USB. Pour ce faire, connectez le câble USB-C fourni à la prise USB-C (24) du contrôleur et l'autre extrémité à votre ordinateur.

Si nécessaire, raccordez un déclencheur externe à la prise de déclenchement (14) du MC-D 1100. Connectez ensuite le boîtier d'alimentation sur la prise prévue du MC-D 1100 et le câble d'alimentation à 3 pôles au boîtier d'alimentation. Une fois le montage du système terminé, raccorder le câble d'alimentation à la tension secteur prescrite (voir chapitre 13, caractéristiques techniques).

MC 1500

Le boîtier de contrôle MC 1500 permet de raccorder jusqu'à deux unités d'éclairage VisiLED. Veuillez tout d'abord connecter les éclairages à LED aux prises de connexion (11) ou respectivement (12) du boîtier de contrôle LED en fixant bien la prise à l'aide des vis de fixation.

Si vous désirez connecter un PC, servez-vous du câble RS 232 ou du convertisseur USB 1.1-RS232 fourni (accessoire) et branchez-les sur la prise (13) du boîtier de contrôle MC 1500 et fixez-les à l'aide des deux vis de fixation. Connecter ensuite l'autre extrémité du câble RS232 ou du convertisseur selon le manuel d'utilisation de votre PC sur un interface RS232 ou USB libre de votre PC.

Pour l'installation du programme sous Windows du boîtier de contrôle MC 1500, respectez les conseils d'installation sur le CD-ROM joint. En cas de besoin connectez la pédale (accessoire) avec la prise (15) du boîtier de contrôle MC 1500.

Ensuite connectez le boîtier d'alimentation à la prise (16) du boîtier de contrôle MC 1500 et raccordez le câble d'alimentation tripolaire avec l'entrée du boîtier d'alimentation.

Brancher seulement à la fin de l'installation du système le câble d'alimentation sur la prise secteur (voir chapitre 13, caractéristiques techniques)

Comme le MC-D 1100 ne permet pas de commander manuellement l'unité d'éclairage, il peut être placé ou monté en dehors de la structure du microscope. Le boîtier du MC-D 1100 offre la possibilité de superposer plusieurs boîtiers de contrôle, mais aussi la possibilité d'un montage mural. Pour le montage mural, casser les bouchons des trous oblongs prévus sur la face supérieure du contrôleur et perforés sur les bords.

Ceux-ci servent ensuite à recevoir les vis à tête correspondantes montées sur le mur. Pour empiler plusieurs boîtier de contrôles, casser d'abord les bouchons perforés sur le bord prévus sur la face supérieure du boîtier de contrôle. Après avoir retiré les pieds en caoutchouc collés, le boîtier de contrôle suivant peut être emboîté par le haut à l'aide des languettes situées sur la face inférieure du contrôleur. Un câble de rallonge de deux mètres est disponible en option pour relier l'unité d'éclairage et le MC-D 1100 (numéro d'article : 400.031).

Pour allumer/éteindre le système il suffit d'appuyer sur l'interrupteur secteur (17)

Position **O** : l'appareil est éteint.

Position **I** : l'appareil est allumé.

La tension de sortie du boîtier d'alimentation est stabilisée. Ce qui permet d'avoir une puissance d'éclairage stable, indépendante des variations du réseau d'alimentation au niveau du réseau d'électricité. La lumière LED ainsi générée ne vacille pas.

Si le boîtier de contrôle est en position marche l'indicateur de marche (21) s'allume en vert.

Le boîtier de contrôle de base MC 1100 permet un réglage de l'intensité lumineuse progressif de l'unité d'éclairage branchée. Pour augmenter l'intensité lumineuse, veuillez tourner le bouton (20) dans le sens de la montre.

Pour une reproductibilité plus élevée, vous trouverez entre les deux butées de 0% et de 100% cinq graduations supplémentaires.

4.1 Instructions de montage MC-D 1100

5. Mise en service

6. Utilisation du boîtier de contrôle MC 1100

6.1 Indicateur de fonctionnement

6.2 Réglage de l'intensité lumineuse

6.3 Réglage du segment

Toutes les unités d'éclairage VisiLED peuvent être commandées par le boîtier de contrôle MC 1100 en segmentation. En ajustant le réglage du segment à l'objet observé, on arrive à contraster l'objet d'une manière beaucoup plus précise que le contraste qu'on obtient lors de l'éclairage à l'aide d'un annulaire non segmenté.

Les différents modes de segment sont réglés en tournant le bouton de réglage (18). Le MC 1100 permet aux unités d'éclairage VisiLED une utilisation en mode de segment circulaire, demi-cercle, quart de cercle, mode à 2 segments et mode à 4 segments.



Lorsque le cercle plein est noir, toutes les LED sont éteintes.

6.4 Mouvement et rotation

Le boîtier de contrôle permet de faire tourner le segment choisi de l'unité d'éclairage VisiLED pas à pas ou en rotation continue (Power).

L'utilisation en rotation augmente l'impression dimensionnelle d'objets structurés surtout en visualisation sur écran.

En tournant le bouton de réglage (19) dans le sens d'une aiguille d'une montre, les segments choisis de l'unité d'éclairage connectée bougent en pas de 1/8 cercle. En tournant le bouton (19) contre le sens d'une aiguille d'une montre, les segments choisis bougent contre le sens d'une aiguille d'une montre.

En appuyant (> 1 s) sur le bouton (19) les segments choisis commencent une rotation en pas de 1/8. En appuyant à nouveau la rotation est stoppée. Si besoin, la vitesse de rotation peut être réglée. Pour cela il faut appuyer sur le bouton de réglage (19) dans le sens de la rotation (> 5 s) jusqu'à ce que le cercle clignote brièvement.

En appuyant sur le bouton de réglage (19) contre le sens d'une aiguille d'une montre la vitesse de rotation se réduit. En appuyant dans le sens d'une aiguille d'une montre elle augmente. Pour mémoriser la vitesse de rotation il faut appuyer à nouveau brièvement sur le bouton de réglage (19).

Le boîtier de contrôle MC-D 1100 peut être commandé exclusivement par des instructions de commande depuis un PC. Les systèmes d'exploitation possibles sont Windows 7, Windows 8/8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008 R2 et Windows server 2012 R2. Utilisez pour cela le câble de connexion USB fourni.

Toutes les informations, telles que les réglages de port, les formats, les commandes de contrôle et les codes d'erreur, nécessaires à l'intégration du MC-D 1100 dans des logiciels de contrôle individuels, sont décrites dans une fiche d'information séparée.


En outre, SCHOTT propose un logiciel à des fins de démonstration. Vous pouvez obtenir un aperçu des commandes de protocole et le logiciel sur le site Internet de SCHOTT en cliquant sur le lien suivant, ainsi qu'en utilisant le code QR.

<https://www.schott.com/products/visiled-microscopy-illumination/downloads>

Installez d'abord le pilote correspondant pour que le MC-D 1100 puisse communiquer avec votre ordinateur. Pour ce faire, connectez le boîtier de contrôle à votre ordinateur à l'aide du câble de connexion USB fourni et allumez le boîtier de contrôle. Le système d'exploitation vous invite alors à installer le nouveau périphérique USB. Suivez les instructions de votre système d'exploitation.



Logiciel et
commandes de
contrôle

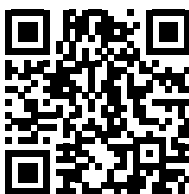

Driver

7. Utilisation du boîtier de contrôle MC-D 1100

8. Utilisation du boîtier de contrôle MC 1500

8.1 Commutateur de choix d'unité A/B

Le boîtier de contrôle de MC 1500 permet de commander jusqu'à deux unités d'éclairage à LED (A et B). Afin de garder la visibilité de la table de commande, on a renoncé à générer les éléments de commande pour les unités A et B en double. A la place on a opté pour une solution de **commutation à touches**.

En activant le commutateur de choix d'unités (1), les éléments de commande du boîtier de contrôle MC 1500 sont libérés pour le réglage de l'unité d'éclairage A ou B. Les indicateurs à LEDs vertes au-dessus de la touche (1) affichent l'unité d'éclairage à été sélectionnée.

Remarques

- Seulement l'unité d'éclairage A/B sélectionnée par (1) peut être réglée par le boîtier de contrôle MC 1500! Ça concerne le réglage du segment (3), le réglage de l'intensité lumineuse (5), le réglage de la rotation (6) et la touche (9) « Stroboscopie allumé/éteint ».
- Les indicateurs à LED (2) et (4) du boîtier de contrôle MC 1500 n'affichent que les réglages de l'unité d'éclairage sélectionnée. Le réglage du segment et le réglage de l'intensité des deux unités LED ne sont donc **pas affichés** en même temps et peuvent être vérifiés seulement **successivement** – en activant la touche (1).
- Le fait d'activer le commutateur de choix d'unités (1) n'aura aucune influence sur l'éclairage. D'autant plus que la lumière des unités LED ne sera ni allumée ni éteinte par le commutateur (1)!

Tout autre réglage du boîtier de contrôle MC 1500 a toujours une influence sur les deux unités d'éclairage

Rotation (voir chapitre 8.4) :

- « rotation de la lumière mélangée » et « modification de la vitesse de rotation »

Mémorisation (voir chapitre 8.5) :

- « la sauvegarde de la lumière mélangée » et « sélection de la lumière mélangée »
- Si vous souhaitez enregistrer uniquement la lumière d'une des deux unités LED (A ou B), l'intensité de la deuxième unité LED doit être diminuée à 0.

Le mode Stroboscopie (voir chapitre 8.6) :

- « la fréquence stroboscopique » et « la durée d'impulsion stroboscopique »
- Une stroboscopie synchronique est donc assurée, si les deux unités d'éclairage à LED se trouvent en mode Stroboscopie. L'activation/la désactivation du mode Stroboscopie par la touche (9) peut se faire pour chaque éclairage LED individuellement, voir ci-dessus.

Le mode Trigger (voir chapitre 8.6) :

- « mode Trigger allumé/éteint » et réglage de la « période entre l'impulsion Trigger et l'impulsion de la lumière »

Tous les éclairages à LED peuvent être activés segment après segment par le boîtier de contrôle MC 1500.

En ajustant le réglage du segment à l’objet observé, on arrive à contraster l’objet d’une manière beaucoup plus précise que le contraste qu’on obtient lors de l’éclairage à l’aide d’un annulaire non segmenté.

L’activation de la touche de sélection (3) modifie le mode du segment de l’unité d’éclairage sélectionnée (A ou B) :
« cercle entier → demi-cercle → quart de cercle → mode à 2 segments → mode à 4 segments → cercle entier → ... »



Les indicateurs à LED du réglage du segment (2) affichent dans quel mode de segment l’unité d’éclairage sélectionnée se trouve actuellement.

Afin de pouvoir modifier ou contrôler le réglage du segment de la deuxième unité à LED, la dernière doit tout d’abord être sélectionnée par le commutateur de choix d’unités (1).

Le pilotage par PC permet d’avoir un accès total aux 8 segments individuels de chaque unité d’éclairage. En combinant les segments individuels, il est possible de régler une multitude de modes de segments.

Le boîtier de contrôle MC 1500 permet le réglage de l’intensité lumineuse de tous les éclairages VisiLED.

En activant les touches (5), l’intensité lumineuse de l’unité d’éclairage LED sélectionnée (A ou B) se règle facilement. En touchant légèrement une des touches, l’intensité lumineuse sera augmentée ou respectivement diminuée à petits pas. Une pression continue sur la touche (5) fait augmenter l’intensité lumineuse continuellement (ou fait diminuer continuellement).

Les indicateurs à LED du réglage de l’intensité lumineuse (4) affichent, dans quelle zone de luminosité l’unité d’éclairage sélectionnée se trouve actuellement.

Zone	Affichage des indicateurs à LED (4)	L’intensité lumineuse de l’éclairage LED sélectionné		
1	aucune LED ne s’allume	0 %	à	1 %
2	une LED verte s’allume	2 %	à	32 %
3	deux LEDs vertes s’allument	33 %	à	59 %
4	deux LEDs vertes et une LED jaune s’allument	60 %	à	82 %
5 « Overdrive »	deux LEDs vertes, une LED jaune et une LED rouge s’allument	83 %	à	100 %

8.2 Réglage du segment

8.3 Réglage de l’intensité lumineuse

Afin de pouvoir modifier ou contrôler le réglage de l'intensité lumineuse de la deuxième unité LED, celle-ci doit tout d'abord être sélectionnée par le commutateur de choix d'unités (1).

Le pilotage par PC du boîtier contrôle MC 1500 offre la possibilité de déterminer l'intensité lumineuse de chaque unité très précisément en pourcentage.

Dans la zone de luminosité 5, l'unité d'éclairage sélectionnée se trouve en mode « overdrive ». Les LEDs atteignent le niveau de l'intensité lumineuse maximal !

8.4 Mouvement et rotation

Le boîtier de contrôle MC 1500 permet soit de faire tourner continuellement le segment choisi ou alors de le mettre en rotation continu. Si deux unités VisiLED sont branchées sur le MC 1500, il y a même la possibilité de mettre les deux éclairages en rotation synchronique: les caractéristiques de la lumière mélangée seront préservées en rotation autour de l'objet à observer.

Le mode rotation intensifie l'impression 3D d'objets structurés, surtout lors d'une visualisation sur écran/moniteur.

En touchant légèrement la touche de rotation (6), le segment choisi de l'unité d'éclairage sélectionnée (A ou B) tournera dans un huitième de cercle pas après pas. Une pression continu sur cette touche (> 2 secondes) activera/ désactivera la rotation permanente du segment de cette unité à LED.

Afin de pouvoir tourner ou mettre en rotation l'éclairage de la deuxième unité VisiLED, elle doit d'abord être sélectionnée à l'aide du commutateur de choix d'unités (1).

Le mouvement synchronique des deux unités VisiLED (A et B) se fait en activant la touche (6) tout en laissant enfoncée la touche (10). En appuyant sur cette combinaison de touches pendant plus de 2 secondes, la rotation permanente de la lumière mélangée sera activée ou désactivée.

Le pilotage par PC du boîtier de contrôle MC 1500 permet de déterminer la direction et la vitesse de rotation.

Le boîtier de contrôle MC 1500 dispose de stations de mémoire pour la sauvegarde de la lumière mélangée réglée et permet ainsi de changer rapidement entre quatre types d'éclairage.

Vous pouvez par exemple observer des objets sous des types d'éclairages différents défini auparavant, sans que la lumière soit réglée à nouveau, ce qui demanderait beaucoup plus de temps.

Par ailleurs, il est possible d'archiver sur ordinateur les éclairages définis pour un objet en tant que fichier « setting file ». En cas de besoin, ces réglages liés à l'objet peuvent également être téléchargés à nouveau sur le boîtier de contrôle MC 1500.

L'éclairage réglé peut être mémorisé en activant une des touches de station, à partir de la touche (M1) jusqu'à (M4) tout en tenant enfoncée la touche de mémoire (M). Les réglages préalables de cette station de mémoire seront annulés.

Un éclairage mémorisé peut à nouveau être activé en appuyant sur la touche correspondante M1 jusqu'à M4. Après avoir activé la touche, l'indicateur vert à LED appartenant à la touche de mémoire s'allumera.

- Les réglages mémorisés dans le boîtier de contrôle MC 1500 restent disponibles en permanence sur les touches de station M1 jusqu'à M4 – même après avoir allumé/éteint le boîtier de contrôle ou avoir effectué la déconnexion de l'appareil du réseau entre-temps. Ils ne peuvent être effacés que par une nouvelle mémorisation de la touche concernée.
- Les réglages des **deux** unités d'éclairage sont toujours mémorisés. Si vous voulez enregistrer uniquement la lumière **d'une** des deux unités à éclairage à LED (A ou B), la **deuxième** unité à LED doit être réduite sur un niveau **d'intensité lumineuse de 0**.
- L'enregistrement du temps de retard (Delay) entre le signal Trigger et l'impulsion de lumière Trigger est limité. (Voir chapitre 8.6)

Le pilotage du boîtier de contrôle MC 1500 par PC permet de télécharger les réglages enregistrés du boîtier de contrôle sur l'ordinateur. Il est possible d'archiver sur le PC des jeux de 5 types d'éclairage (quatre stations de mémorisation et la lumière réglée actuellement) sur des fichiers « setting files ».

Les fichiers « setting files » archivés peuvent, en cas de besoin, être à nouveau activés par le logiciel d'utilisateur et ils peuvent également être téléchargés d'un ordinateur sur la zone de mémoire du boîtier de contrôle MC 1500.

8.5 Mémorisation

Sauvegarde de la lumière mélangée

Activer la lumière mélangée

Remarques

8.6 Fonctions Particulières (mode Stroboscopie, mode Trigger, mode Flash)

Mode Stroboscopie

Les fonctions particulières suivantes sont de grande importance surtout dans le domaine du traitement de l'image en Vision Industrielle.

Le mode Stroboscopie sert à créer des « images fixes » d'objets étant sujet à des mouvements périodiques, par exemple des images d'un ventilateur en rotation ou du balancier d'une horloge.

En activant la touche de fonction (9) l'unité d'éclairage sélectionnée (A ou B) est mise en mode Stroboscopie: La lumière de cette unité LED commence à avoir des pulsations. En appuyant à nouveau sur la touche (9), le mode Stroboscopie de l'unité se désactive.

Le mode Stroboscopie permet de « geler » le mouvement périodique d'objets en mouvement – mais seulement dans le cas où la fréquence stroboscopique est réglée exactement en accordance avec la fréquence de vibration ou de rotation de l'objet en mouvement.

- Le réglage de la fréquence stroboscopique se fait par l'activation des touches « up/down » (5) en mode Stroboscopie activé : la touche « up » augmente la fréquence, « down » la réduit.
- En appuyant légèrement sur la touche (5) la fréquence stroboscopique peut être ajustée.
- Si la touche (5) reste enfoncée plus de 2 secondes, la fréquence peut être modifiée dans des pas beaucoup plus larges et cela permet un réglage grossier. Par ailleurs en mode Stroboscopie activé, il est également possible de modifier la durée d'impulsion de chaque impulsion stroboscopique. Une durée des impulsions individuelles plus courte permet d'avoir une image « fixe » plus précise et nette. Néanmoins, l'intensité lumineuse de la lumière stroboscopique diminue en réduisant la durée d'impulsion. C'est pourquoi la durée d'impulsion doit être optimisée à nouveau pour chaque objet en mouvement.
- Le réglage de la durée d'impulsion stroboscopique se fait en activant les touches (5) up/down pendant que la touche (10) reste enfoncée: La combinaison des touches (10) + (5, « up ») augment la durée d'impulsion, la combinaison des touches (10) + (5, « down ») la diminue.
- Une mise en action légère des touches (5) en maintenant la touche (10) enfoncée permet l'ajustement précis de la durée d'impulsion stroboscopique.
- En maintenant la combinaison des touches (10) + (5) pendant plus de 2 secondes, la durée d'impulsion sera réalisée avec des pas beaucoup plus larges et permet un réglage grossier.
- Chaque modification de la fréquence stroboscopique et de la durée d'impulsion stroboscopique aura automatiquement une influence directe sur les deux unités d'éclairages à LED (A et B). Ce qui garanti une stroboscopie synchronique des deux éclairages – une condition essentielle pour la génération d'images fixes en « strobant » avec une lumière mélangée.
- En mode Stroboscopie l'intensité lumineuse des éclairages à LED ne peut pas être changée par le boîtier de contrôle. L'intensité lumineuse en mode Stroboscopie est réglée automatiquement à un niveau de luminosité maximum préconisé pour ce mode. Le pilotage du boîtier de contrôle MC 1500 par PC permet néanmoins d'ajuster l'intensité stroboscopique individuellement pour chacune des deux unités à LED A/B.

Remarques

Afin de pouvoir activer/désactiver le mode Stroboscopie de la deuxième unité à LED, la dernière doit d'abord être sélectionnée par le commutateur de choix d'unités (1).

Le pilotage du boîtier de contrôle MC 1500 par PC permet de régler précisément en μs la durée des périodes stroboscopiques ($= 1/\text{fréquence stroboscopique}$) et la durée d'impulsion stroboscopique. De plus, l'intensité stroboscopique peut être ajustée très précisément (en pourcentage) pour chaque unité LED. En respectant certaines conditions cadres (durée d'impulsion $< 10\text{ ms}$, durée de période $> 10 \times$ durée d'impulsion), un « overdrive » de l'intensité stroboscopique jusqu'à 300% de la lumière permanente est possible! Sinon, l'intensité maximale s'élève à 100%.

En mode Trigger les deux unités LED sont tout d'abord éteintes. Néanmoins le système VisiLED émet une impulsion de lumière après chaque réception d'un signal de commande extérieur (signal Trigger).

Mode Trigger

Par exemple, chaque fois qu'un système de traitement d'image en Vision industrielle externe doit prendre une photo d'un objet, une impulsion individuelle sera lancée par le système VisiLED.

Le mode Trigger s'active si vous appuyez sur la touche Stroboscopie (9) tout en maintenant la touche (10) enfoncée. Pour indication d'un mode Trigger activé, l'indicateur à LED (4) « roule ». En appuyant encore une fois sur la combinaison des touches (10) + (9) le mode Trigger se désactive.

L'impulsion de lumière peut être émise après réception du signal Trigger avec un retard de temps défini (Delay). En mode Trigger activé, ce temps de retard peut être réglé par les touches (5). La touche « up » augmente le temps de retard, la touche « down » le diminue.

Le réglage de base du boîtier de contrôle MC 1500 est défini de sorte que le temps de retard est d'une seconde et peut être réduit jusqu'à 0 par les touches. Le pilotage par PC permet d'augmenter ce retard jusqu'à 16 secondes.

- L'activation/la désactivation du mode Trigger et le réglage du temps de retard entraînent automatiquement une influence sur les deux unités d'éclairage à LED A/B.
- L'intensité et la durée d'impulsion des impulsions émises après le signal Trigger **ne sont pas** modifiables par le boîtier de contrôle. Néanmoins le pilotage du boîtier de contrôle MC 1500 par PC permet d'ajuster individuellement les deux valeurs des unités à LED A/B.
- Après réception d'un signal Trigger aucun autre signal Trigger ne sera accepté jusqu'à l'émission de l'impulsion de lumière.
- Après émission de l'impulsion de lumière aucun autre signal Trigger supplémentaire ne sera accepté jusqu'à l'écoulement de 8 fois la durée d'impulsion, afin de protéger des LEDs.
- Le déclenchement de l'impulsion Flash se fait en court-circuitant les deux pôles du connexion Flash (14) au dos du boîtier de contrôle (douille de liaison 3,5 mm). La pointe de la douille est positive.
- Le signal Trigger devrait durer plus de 5 μs .

Remarques

- Lors de l'envoi d'un nouveau temps de retard par PC, la précision de réglage, avec laquelle le Delay a été modifié sur le boîtier de contrôle, sera réglée automatiquement. La précision de réglage est toujours de 0,5% par rapport au temps de retard réglé. C'est pourquoi il n'est pas possible d'enregistrer différents temps de retard par PC et de les télécharger correctement sur les stations de mémoire du MC 1500. Nous vous conseillons donc de ne travailler qu'avec une station de mémoire en mode Trigger ou d'enregistrer le même temps de retard pour toutes les stations de mémoire utilisées.

Le pilotage du boîtier de contrôle MC 1500 par PC permet de régler précisément en μ s la durée d'impulsions des impulsions individuelles. En plus, l'intensité d'impulsion de chaque unité LED peut être ajustée très précisément en pourcentage. Pour des durées d'impulsion inférieures à 10 ms un « overdrive » de l'intensité d'impulsion individuelle jusqu'à 300% de la lumière permanente est possible ! Sinon, l'intensité maximale s'élève à 100%.

Mode Flash

En mode Flash, la lumière mélangée sélectionnée peut être intensifiée sur une courte durée par une impulsion individuelle intensive – afin de réduire les durées d'exposition d'une installation photo connectée – la lumière mélangée « flashera ».

Le boîtier de contrôle MC 1500 dispose d'une prise pour un câble de synchronisation de Flash (14). Un câble correspondant peut se connecter par contact-S à des appareils photos ou des installations microphotographiques.

En déclenchant une prise de photo, le système d'éclairage à LED émet un éclair de lumière supplémentaire sur la lumière permanente réglée. Pendant cette activité, pour une très courte durée, l'intensité de chaque unité sera augmentée par le facteur 4. Ainsi, la caractéristique de la lumière mélangée sélectionnée restera préservée même pendant le fonctionnement du Flash.

Pour éviter une surcharge des têtes d'éclairages, le flash ne sera déclenché que si les deux unités d'éclairages se trouvent dans des zones de luminosité entre 0 et 3. Par ailleurs le mode Stroboscopie ainsi que le mode Trigger doivent être désactivés pour les deux éclairages LED.

Remarques

- Pour chaque unité à LED uniquement les deux LED vertes de l'indicateur (4) doivent être allumées. Veuillez vérifier également la deuxième unité en activant (1).
- L'intensité du Flash est générée automatiquement par le réglage de l'intensité lumineuse de la lumière permanente. L'intensité de l'impulsion Flash la plus élevée est de 236%, quand l'unité d'éclairage à LED concernée est réglée sur un niveau de luminosité de 59%.
- Le déclenchement de l'impulsion Flash est réalisé en court-circuitant les deux pôles de la prise Flash (14) au dos du boîtier de contrôle (douille de liaison 3,5 mm).

Le pilotage du boîtier de contrôle MC 1500 par PC permet de régler précisément en μ s la durée de Flash. Le Flash est toujours déclenché pour les deux unités d'éclairages. Si vous souhaitez un flash uniquement pour une des deux unités à LEDs, il faut réduire la deuxième unité à LED sur un niveau de luminosité 0.

Le boîtier de contrôle MC 1500 est capable de recevoir des ordres de commandes à partir d'un ordinateur. Les systèmes d'exploitation possibles sont Windows 7, Windows 8/8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008 R2 et Windows server 2012 R2. L'ordinateur se connecte sur la prise (13) du boîtier de contrôle MC 1500 via le câble RS232. Dans le cas d'une utilisation d'un convertisseur USB1.1-to-RS232 (accessoire) le boîtier de contrôle MC 1500 peut également être branché sur l'interface USB de l'ordinateur – avec un fonctionnement USB complet. Sur le CD-ROM fourni, vous trouverez un logiciel de démonstration pour la commande du boîtier de contrôle MC 1500, un fichier DDL pour l'insertion de la commande du boîtier de contrôle dans des logiciels propres aux utilisateurs et des informations concernant la commande du MC 1500 par hyper terminal. Le logiciel de démonstration permet une commande confortable de toutes les fonctions du boîtier de contrôle.

8.7 Pilotage par PC

En principe le MC 1500 peut également être commandé par un « palmtop » (ordinateur de poche), si celui-ci est équipé d'un programme de terminal.

- Vous trouverez un manuel détaillé concernant la version actuelle du logiciel sur votre CD, en format « pdf ».
- Le logiciel d'utilisation fourni est un logiciel de démonstration, parce qu'il n'y aura pas d'autre support logiciel que celui-ci intégré dans la documentation jointe.
- En général il n'y a pas de possibilités d'adapter le logiciel d'utilisation aux besoins spécifiques des clients. Néanmoins toutes informations, dont l'utilisateur a besoin pour intégrer le boîtier de contrôle MC 1500 avec sa fonctionnalité totale dans ses propres logiciels de commande, sont à la disposition de l'utilisateur.

Remarques

- Sélection de segments individuels, génération de modes de segments variables
- Réglage précis au pourcentage près de l'intensité lumineuse de chaque unité d'éclairage
- Réglage précis de la vitesse et de la direction de rotation
- Réglages précis du mode Stroboscopie (l'intensité-, fréquence- et durée d'impulsion stroboscopique)
- Réglages précis du mode Trigger (durée- et intensité d'impulsion individuelle et temps de retard)
- Réglage du mode Flash (durée d'impulsion)
- Mémorisation de 4 configurations d'éclairages. Téléchargement de chaque réglage vers les stations de mémoire correspondant du boîtier de contrôle.
- Génération de fichiers « setting files » se composant de jeux de cinq réglages d'éclairage (quatre stations de mémoire et le réglage actuel du MC 1500). L'archivage d'une multitude de « setting files » sur disque dur ou médium de mémoire.
- Transmission jusqu'à 5 réglages d'éclairage du MC 1500 (voir ci-dessus) sur ordinateur, afin d'archiver les réglages comme « setting files »
- Téléchargement des « setting files » sur les stations de mémoires du boîtier de contrôle MC 1500 pour activer les réglages archivés
- En mode Trigger, il n'est pas possible d'enregistrer plusieurs temps de retard (Delay) par le PC et de les télécharger sur les différentes stations de mémoire du MC 1500 (voir chapitre 8.6)

Caractéristiques Importantes du logiciel

9. Annulaire UV

L'annulaire mixte UV / fond clair S80-55 UV est uniquement compatible avec les boîtiers de contrôle VisiLED MC 1100 (Réf. 400.080) et MC-D 1100 (Ref. 400.060). L'annulaire n'est pas supporté par le MC 1500 (Réf. 400.000) !

En cas d'utilisation avec le MC 1100, l'annulaire fonctionne exclusivement en mode 4 segments. Vous pouvez basculer entre le fond clair et le mode UV à l'aide du bouton rotatif "Rotation". Pour des raisons de sécurité et pour protéger les LED UV, le contrôleur repasse automatiquement en mode fond clair après 5 minutes.

Sur le MC-D 1100, les segments blancs et UV peuvent être commandés individuellement. Un avertissement apparaît dans le logiciel dès que les LED UV émettent de la lumière.

La pédale se branche sur la prise (15) du boîtier de contrôle MC 1500. Elle active l'une après l'autre les stations de mémorisation M1 jusqu'à M4 en répétant l'appui sur la pédale et permet ainsi de changer rapidement le type d'éclairage mémorisé, sans avoir à manipuler les touches de station.

(M1 → M2 → M3 → M4 → M1 → ...)

Le kit d'adaptateurs éclairage intensif-éclairage fond noir permet de brancher en même temps un des annulaires à LED à éclairage intensif (S80-25, S80-55) avec l'annulaire à fond noir (S40-10D) sur un stéréo microscope.

Si les annulaires combinés au microscope sont connectés sur le MC 1500, on arrive à avoir un éclairage incident qui permet de changer rapidement entre l'éclairage intensif et l'éclairage à fond noir. Par ailleurs il est possible d'avoir une lumière mélangée bien définie. Lors du développement du kit d'adaptateurs on a fait attention à minimiser l'incidence de la lumière parasite et ambiante sur l'objet.

Le kit d'adaptateurs éclairage intensif-éclairage fond noir se compose de trois composants : L'adaptateur de connexion et deux bague de distance.

Pour le montage du kit d'adaptateurs, veuillez d'abord visser l'adaptateur de connexion dans le pas de vis de l'annulaire à fond noir S40-10D. Ensuite fixez l'adaptateur de connexion à un annulaire à LED pour l'éclairage intensif. Pour cela veuillez glisser l'adaptateur de l'extérieur sur l'annulaire à éclairage intensif et fixez-le avec les trois visse.

L'éclairage intensif et fond noir se monte sur le microscope en glissant l'annulaire à éclairage intensif sur l'objectif du microscope et en le fixant. Le diamètre intérieur de l'annulaire est de 66 mm. Pour la fixation sur d'objectifs de microscopes d'autres diamètres, veuillez utiliser des bagues d'adaptations (accessoire).

Si l'annulaire à fond noir ne se trouve pas dans la distance de travail conseillée de 5 à 15 mm par rapport à l'objet, veuillez suivre les conseils suivants pour le montage du kit d'adaptateurs :

Veuillez d'abord visser un à deux bagues de distance fournies dans l'annulaire à LED à éclairage intensif. Puis veuillez glisser l'adaptateur de connexion avec l'annulaire à éclairage fond noir à l'extérieur sur la bague de distance de l'annulaire à éclairage intensif et vissez-les à l'aide des trois visse.

10. Accessoires: Pédale et kit d'adaptateurs

Pédale

Le kit d'adaptateurs éclairage intensif-éclairage fond noir

11. Maintenance

Le système VisiLED ne nécessite aucun entretien. La désinfection des boîtier de contrôle MC 1500, MC 1100 et MC-D 1100 ainsi que des unités d'éclairage à LED en cas d'utilisation dans le domaine médical n'est pas prévue.

Pour le nettoyage extérieur des boîtiers de contrôles ou des composants d'éclairage, veuillez utiliser un chiffon doux et sec ou des chiffons de nettoyage pour plastique conformes aux usages commerciaux.

Il est interdit d'utiliser des produits de nettoyage, de l'alcool ou d'autres produits chimiques.

12. Dépannage

MC 1100

Dans le cas d'une décharge statique, le boîtier de contrôle peut s'éteindre toute seule. En coupant et rallumant l'interrupteur (17) l'appareil fonctionne à nouveau.

Nature de la panne	Cause probable et Remède
1. Pas de lumière l'indicateur de fonctionnement (21) n'est pas allumé	- Le boîtier d'alimentation est-il branché correctement au boîtier de contrôle LED et au câble d'alimentation ? (16) - La tension secteur existe-elle correctement ? - Le boîtier de contrôle est-il allumé ?
2. Pas de lumière l'indicateur de fonctionnement (21) est allumé	- L'unité d'éclairage à LED est-elle branchée correctement ? (11) - L'intensité lumineuse est-elle réglée trop basse ? Augmentez éventuellement l'intensité lumineuse avec le bouton de réglage (20).
3. Intensité faible	L'unité LED est surchauffée. Réduisez l'intensité lumineuse (20) jusqu'à ce que la LED rouge s'éteigne ou l'éteignez un peu (17)

MC-D 1100

Nature de la panne	Cause probable et Remède
1. pas d'inscription sur le PC	• Boîtier de contrôle allumé ? (16) • Câble USB correctement connecté ? • Boîtier d'alimentation correctement raccordé au boîtier de contrôle et au câble d'alimentation ? (17)
2. boîtier de contrôle comme appareil inconnu affiché sur le PC	• Pilote de périphérique installé ?
3. pas de lumière et pas de connexion correcte au PC	• Unité d'éclairage à LED correctement raccordée ? (11) • Réglage de la luminosité trop faible ? (le cas échéant, augmenter la luminosité via la commande) • L'unité LED est trop chaude. Le cas échéant, vérifier l'état de l'éclairage annulaire dans le logiciel. • L'annulaire correctement détecté ? Le cas échéant, vérifier le statut de l'annulaire dans le logiciel.
4. Réglage des segments ou le mode de rotation ne fonctionnent pas	• La bonne segmentation a-t-elle été sélectionnée ? En cas de sélection , toutes les LED sont éteintes. • Ouvrir l'obturateur ? • Augmenter les intensités
5. Mode strobe ou Mode de déclenchement défectueux	• Paramètres et réglages corrects sélectionnés ? • La touche par défaut du logiciel rétablit les paramètres par défaut.

MC 1500

Nature de la panne	Cause probable et Remède
1. Pas de lumière, l'indicateur LED A/B (1) n'est pas allumé	- Le boîtier d'alimentation est-il branché correctement au boîtier de contrôle LED et au câble d'alimentation ? (16) - La tension secteur existe-elle correctement ? - Le boîtier de contrôle est-il allumé ?
2. Pas de lumière, l'indicateur LED A/B (1) est allumé	- L'unité d'éclairage à LED est-elle branchée correctement ? (11) - Le réglage de l'intensité lumineuse est-il réduit sur le niveau 0? Activez chaque unité à LED à l'aide du commutateur de choix (1) et augmentez l'intensité lumineuse (5).
3. Pas de lumière, l'indicateur LED A/B (1) est allumé l'indicateur LED (4) roule	Les éclairages à LED se trouvent en mode Trigger. Désactivez le mode Trigger en utilisant la combinaison de touches (10) + (9) ou augmentez l'intensité et la durée d'impulsion de l'impulsion lumineuse (voir chapitre 8.6).
4. Pas de lumière, l'indicateur LED A/B (1) est allumé, trois LEDs vertes de l'indicateur (4) sont allumées	L'unité VisiLED sélectionnée se trouve-t-elle en mode Stroboscopie ? Augmentez l'intensité stroboscopique et éventuellement la durée d'impulsion stroboscopique ou désactivez le mode Stroboscopie avec (9) (voir chapitre 8.6).
5. Pas de lumière, la LED rouge (8) reste allumée en permanence	Le ou les éclairages (s) à LED est (sont) surchauffé (s). Diminuez l'intensité lumineuse (5) jusqu'à ce que la LED rouge s'éteigne, au besoin pour les deux unités LED.
6. Lumière existante, la LED rouge (8) clignote	Avertissement : Au moins un éclairage à LED s'approche de la limite de température autorisée.
7. L'intensité lumineuse ne peut pas être réglée en activant les touches (5)	- L'unité à LED à régler est-elle sélectionnée ? Au besoin veuillez activer la touche (1). - L'unité LED sélectionnée se trouve-t-elle en mode Stroboscopie ? Désactivez le mode en activant (9) ou augmentez l'intensité stroboscopique et au besoin la durée d'impulsion stroboscopique (voir chapitre 8.6). - L'unité LED sélectionnée se trouve-t-elle en mode Trigger ? Désactivez le mode par (10) + (9) ou augmentez l'intensité et au besoin la durée d'impulsion individuelle (voir chapitre 8.6).

MC 1500

Nature de la panne	Cause probable et Remède
8. Le réglage du segment et le mode rotation ne fonctionnent pas	• L'unité LED à régler a-t-elle été sélectionnée ? Au besoin veuillez activer la touche (1). Voir aussi chapitres 8.2 et 8.4.
9. Pas de changement du type de lumière en activant les stations de mémoire M1 à M4	• Les stations de mémoire ont-elles déjà été program-mées ? Au besoin enregistrez les différents éclairages en activant une des touches M1 jusqu'à M4 tout en maintenant la touche M.
10. Après la mise hors service du boîtier de contrôle MC 1500, les réglages enregistrés ont été effacés.	• Avec la mise en service du boîtier de contrôle MC 1500 des valeurs par défaut se règlent. Veuillez sauvegarder vos réglages individuels dans les stations de mémorisation avant la mise hors service du boîtier de contrôle.
11. Mode Stroboscopie: L'éclairage n'est pas pulsé	• Le mode Stroboscopie est-il bien activé? Veuillez sélectionner l'unité d'éclairage par (1) et activez le mode Stroboscopie (9). • La fréquence stroboscopique est-elle trop élevée, l'intensité est-elle trop basse ou la durée d'impulsion est-elle trop élevée ? Optimisez les variables et l'intensité stroboscopique au besoin individuellement pour chacune des deux unités LED (voir chapitre 8.6).
12. Mode Stroboscopie : pas d'image fixe	• Le mouvement de l'objet est-il périodique, avec une fréquence stable ? Seulement dans ce cas des images fixes sont possibles. • Optimisez la fréquence stroboscopique (voir chapitre 8.6).
13. Mode Stroboscopie : l'image fixe est floue ou pâles	• Réduisez la durée d'impulsion stroboscopique. Au besoin augmentez en plus l'intensité stroboscopique individuellement pour les deux unités. Voir chapitre 8.6. • Si possible activez le mode Stroboscopie pour les deux unités VisiLED. Sinon réduisez l'intensité lumineuse de l'unité, qui ne doit pas être en mode Stroboscopie. • Au besoin réduire la lumière d'ambiante.
14. Mode Trigger : pas d'impulsion de lumière ou une impulsion de lumière trop faible	• L'intensité ou la durée de l'impulsion de lumière sont-elles trop faibles ? Augmentez les valeurs à l'aide de la commande par ordinateur (voir aussi chapitre 8.6).

MC 1500

Nature de la panne	Cause probable et Remède
15. Mode Trigger : impulsion de lumière au faux moment	- Optimisez le retard entre l'impulsion Trigger et l'impulsion de lumière (voir aussi chapitre 8.6). - Les stations de mémorisation du boîtier MC 1500 ont-elles été enregistrées par PC avec des temps de retard différents ? Dans ce cas le respect des temps n'est pas possible. En mode Trigger, veuillez travailler qu'avec une station de mémorisation ou enregistrez pour toutes les stations le même temps de retard.
16. Mode Trigger : tous les signaux Trigger n'ont pas été reconnus	- L'impulsion Trigger a-t-elle arrivée trop vite après l'impulsion de lumière ? Réduisez la durée de l'impulsion de lumière ! - Le signal Trigger est-il trop court ? Augmentez la durée de l'impulsion Trigger (voir aussi chapitre 8.6).
17. Mode Flash : flasher par câble de synchronisation ne fonctionne pas	- Le câble de synchronisation est-il branché correctement ? (14) - Les deux éclairages à LED se trouvent-ils dans la zone de luminosité 0 à 3 ? Seul deux LEDs vertes (4) doivent s'allumer. Au besoin réduisez l'intensité lumineuse des deux unités par (5) (voir chapitre 8.6). - La durée d'impulsion du Flash est-elle trop courte ? Augmentez-la éventuellement à l'aide de la commande par PC. - Le mode Stroboscopie et le mode Trigger sont-ils désactivés ? Au besoin désactivez-les pour les deux unités (voir chapitre 8.6).
18. Mode Flash : le Flash n'est pas assez lumineux	- La durée d'impulsion Flash est-elle trop courte ? Augmentez-la éventuellement à l'aide de la commande par PC. - Pour une intensité de Flash maximale, augmentez l'intensité lumineuse des deux unités LED jusqu'à ce que la troisième LED verte (4) ne commence pas encore à s'allumer.

Au cas où vous ne pourriez pas réparer la panne en prenant les mesures mentionnées ci-dessus, veuillez contacter votre revendeur ou l'agence SCHOTT la plus proche. Au cas où des réparations plus conséquentes devraient être effectuées, veuillez confier l'appareil à un Service Après Vente autorisé.

13. Caractéristiques techniques

Données générales

Caractéristiques	Valeurs	Contrôlé selon
Désignation du type	- Boîtier de contrôle VisiLED MC 1100 MC-D 1100 et MC 1500* - Boîtier d'alimentation VisiLED	
Dimensions (l x p x h)	mm voir schémas en annexe	
Masse boîtier de contrôle LED	kg MC 1100 env. 0,17 kg MC-D 1100 env. 0,19 kg MC 1500 env. 0,65 kg	
Refroidissement	Convection	
Environnement d'exploitation	°C +5 ... +40 Pour une utilisation à l'intérieur uniquement	EN 60601
L'humidité relative de l'air	% - jusqu'à une température ambiante de 31°C : 85% - jusqu'à une température ambiante de 40°C : diminution linéaire jusqu'à 75%	EN 60601/ EN 61010-1
Pression atmosphérique	hPa 800 ... 1060	
Hauteur maximale de fonctionnement	≤ 2000 m au-dessus du niveau de la mer	
Degré de pollution	2	EN 61010-1
Type de protection IP	MC 1100: IP 40 MC-D 1100: IP 20 MC 1500: IP 40	En s'inspirant de IEC 60529
Sigle de conformité du système VisiLED	CE, UKCA	EN61010-1 EN61326-1 EN62471

* Échantillon d'utilisation allemand DE 20304412.6

Données électriques

Attention: L'appareil ne doit être utilisé qu'avec le boîtiers d'alimentation prévus par SCHOTT – Seuls les accessoires préconisés par SCHOTT assurent un bon fonctionnement et une conformité aux normes en vigueur.

	Caractéristiques	Valeurs	Contrôlé selon
Bloc d'alimentation	Tension de service, fréquence	100–240 V ~ 50–60 Hz ± 10 %	
	Performance maxi.	VA max. 40	
	Classe de protection	I	
	Catégorie de surtension	II	
MC 1100 et MC-D 1100 Commande	Tension d'alimentation	21–24 V DC	
	Courant	0,6 A	
	Classe de protection	III	
MC 1500 Commande	Tension d'alimentation	21–24 V DC	
	Courant	1,1 A	
	Classe de protection	III	

Paramètres de réglage MC 1500

Caractéristiques	Valeurs	Contrôlé selon
Réglage de l'intensité lumineuse Zones de luminosité MC 1500: 1 = aucune LED s'allume 2 = une LED verte 3 = deux LEDs vertes 4 = deux vertes et une LED jaune 5 = deux vertes, une jaune et une LED rouge	% 0–100 0–1 2–32 33–59 60–82 83–100	Réglage par défaut 32%
Mode rotation Angle de mouvement pas à pas Leuchtdauer Durée lumineuse des pas* → Vitesse de rotation*	45° ms 2–500 → 0,25–62,5 tours/s	125 ms → 1 tour/s
Mode Stroboscopie Durée de la période stroboscopique → Fréquence stroboscopique Durée d'impulsion stroboscopique Intensité stroboscopique*	μs 100–65 000, (intensité totale à partir de 500 μs) → Fréquence stroboscopique 15–2000 Hz (10 000 Hz) 80–65 000 μs % 0–100 sans Overdrive 0–300, si les conditions pour « l'overdrive » sont remplies (voir chapitre 8.6) désactivé	désactivé 40 000 → 20 Hz 2500 300
Mode Trigger Durée de l'impulsion de lumière L'intensité de l'impulsion de lumière* Temps de retard*	μs 80–65 000 0–100 sans « overdrive » 0–300 si « durée d'impulsion < 10 000 μs » ms 0–16 000 (réglage par le clavier du boîtier de contrôle limité)	désactive 2500 300 1000
Mode Flash Durée de Flash	μs 80–65 000	2500

La définition précise des paramètres ne peut être assurée qu'en pilotant le boîtier de contrôle MC 1500 par PC. Le clavier du boîtier de contrôle MC 1500 ne permet qu'un réglage visuel grossier.

* Les éléments marqués ne peuvent être variés que par PC.

→ Les éléments marqués avec « → » ne peuvent pas être réglés directement (dérivés).

Connexions MC 1500

Caractéristiques	Valeurs
Câble de connexion RS232 ou USB1.1-to-RS232 convertisseur (13)	- Connecteur, 9 pin « Sub-D » « femelle ». - Pin 2 = sortie des données du MC 1500 - Pin 3 = entrée des données au MC 1500, - Pin 5 = terre
Connexion pour câble de synchronisation Flash et mode Trigger (14)	- Douille de jack miniature 3,5 mm, bipolaire - Pointe positive, liée avec 5 V par résistance 10 kΩ - TTL, CMOS, contact sans voltage ou NPN, compatible pour « open collector », Trigger avec flanc dégressif (fermeture contact)
Connexion pour pédale (15)	- Douille de jack miniature 2,5 mm, bipolaire - Pointe positive, liée avec 5 V par résistance 10 kΩ - TTL, CMOS, contact sans voltage ou NPN, compatible pour « open collector », Trigger avec flanc dégressif (fermeture contact)
Entrée de tension (16)	- Douille à tension faible 2,1 mm - Broche du milieu positif, 21–24 V DC - Courant maximal. 1,1 A

Connexions MC 1100

Caractéristiques	Valeurs
Raccordement du boîtier d'alimentation (entrée de tension) (16)	- Prise très basse tension de 2,1 mm - Positive center pin, 21 - 24 V DC - Courant max. 1 A
Raccordement de l'unité d'éclairage (11)	Connecteur D-Sub HD, 15 broches, femelle (Ne doit être utilisé qu'en combinaison avec nos annulaires !)
Raccordement du câble de mise à la terre	Prise mini-jack 3,5 mm

Connexions MC-D 1100

Caractéristiques	Valeurs
Raccordement du boîtier d'alimentation (entrée de tension) (16)	• Prise très basse tension 2,1 mm • Broche centrale positive, 21 - 24 V DC • Courant max. 1 A
Connexion du dongle Bluetooth (23)	• Connecteur D-Sub, 9 broches, femelle (Utilisable uniquement avec notre dongle proposé en option)
Connecteur pour déclencheur externe (14)	• Prise mini-jack 3,5 mm, 2 pôles • Pointe positive, reliée à 3,3 V par résistance de 3,3 kΩ • Déclenchement sur front descendant (fermeture du contact) • TTL, CMOS, contact libre de potentiel ou NPN, compatible open-collector
Raccordement de l'unité d'éclairage (11)	• Connecteur D-Sub HD, 15 broches, femelle (Utilisable uniquement avec les annulaires VisiLED)
Connexion USB-C (24)	• Affectation standard des broches

Caractéristiques générales des unités d'éclairage VisiLED

Caractéristiques	Valeurs
Durée de vie des LED (jusqu'à une diminution de la luminosité à 50%)	Env. 50 000 h
Changement des LED du système d'éclairage VisiLED	Le module entier des LEDs des annulaires est interchangeable. Le remplacement doit être réalisé par le fabricant ou un service après-vente autorisé.
Température de couleur	typique 5600 K
Mesure de protection thermique	• Refroidissement par convection • Sécurité thermique intégrée

**Caractéristiques optiques des unités
d'éclairage VisiLED**

Composant	Distance de travail [mm]	L'intensité lumi neuse maximale (avec distance de travail)
Annulaire pour éclairage incident S40–75	55–145	110 klx (85 mm)
Annulaire pour éclairage incident S80–25	25–50	360 klx (30 mm)
Annulaire pour éclairage incident S80–55	50–135	200 klx (75 mm)
Annulaire pour éclairage incident S80–65N-2	35-100	130 klx (55 mm)
Annulaire UV S80–55UV	50–135	Blanche: 100 klx (75 mm) UV : 160 W/m ²
Annulaire pour éclairage à fond noir S40–10D	5–15	130 klx (10 mm)
Slim Ringlight (darkfield)	20–40 40–90 5–20	45 klx (25 mm) 65 klx (50 mm) 40 klx (10 mm)
Backlight fond noir	–	100 klx (intensité lumineuse en dessous de l'objet)
	Zone d'éclairement en diamètre [mm]	Densité d'éclairage [cd/m²]
Backlight (éclairage par transmission)	– 50	20000
Set d'adaptateurs pour annulaire à éclairage intensif et annulaire à fond noir	Approprié pour des objectifs de microscopes avec une distance de travail de 40–100 m	

Sous réserve de modifications

Notes

[illegible]

Notes

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



WEEE Erklärung

Ihr SCHOTT Produkt wurde mit hochwertigen Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt. Das Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Nutzungsdauer vom Hausmüll getrennt entsorgt werden müssen. SCHOTT AG Lighting and Imaging hat für die Entsorgung ein Rücknahmesystem eingerichtet. Bitte verwenden Sie für die Entsorgung dieses System. Helfen Sie mit die Umwelt, in der wir leben zu erhalten. Weitere Informationen zum Rücknahmesystem finden Sie unter www.schott.com/lightingimaging/recycle.

WEEE declaration

Your SCHOTT product was produced and developed with high quality materials and components. The symbol indicates that electrical and electronic devices must be separated from domestic waste and appropriately disposed of after useful life. SCHOTT AG Lighting and Imaging has arranged a waste management system for recycling. Please use this system for removal and help to protect the environment we live in. Further information regarding our waste management system, please refer to www.schott.com/lightingimaging/recycle.

Déclaration WEEE

Votre produit SCHOTT a été développé et fabriqué avec des matières et composants de haute valeur. Le symbole indique que les appareils électriques et électroniques doivent être recyclés et séparés des ordures ménagères après leur cycle de vie. SCHOTT AG Lighting and Imaging a créé un système de reprise. Merci de l'utiliser pour le recyclage de cet appareil. Aidez-nous à conserver l'environnement. Des informations complémentaires sont disponible sous : www.schott.com/lightingimaging/recycle.

